


FZ-iシリーズ/FX-iシリーズ/FZ-iWPシリーズ/FX-iWPシリーズ

上皿電子天びん

取扱説明書

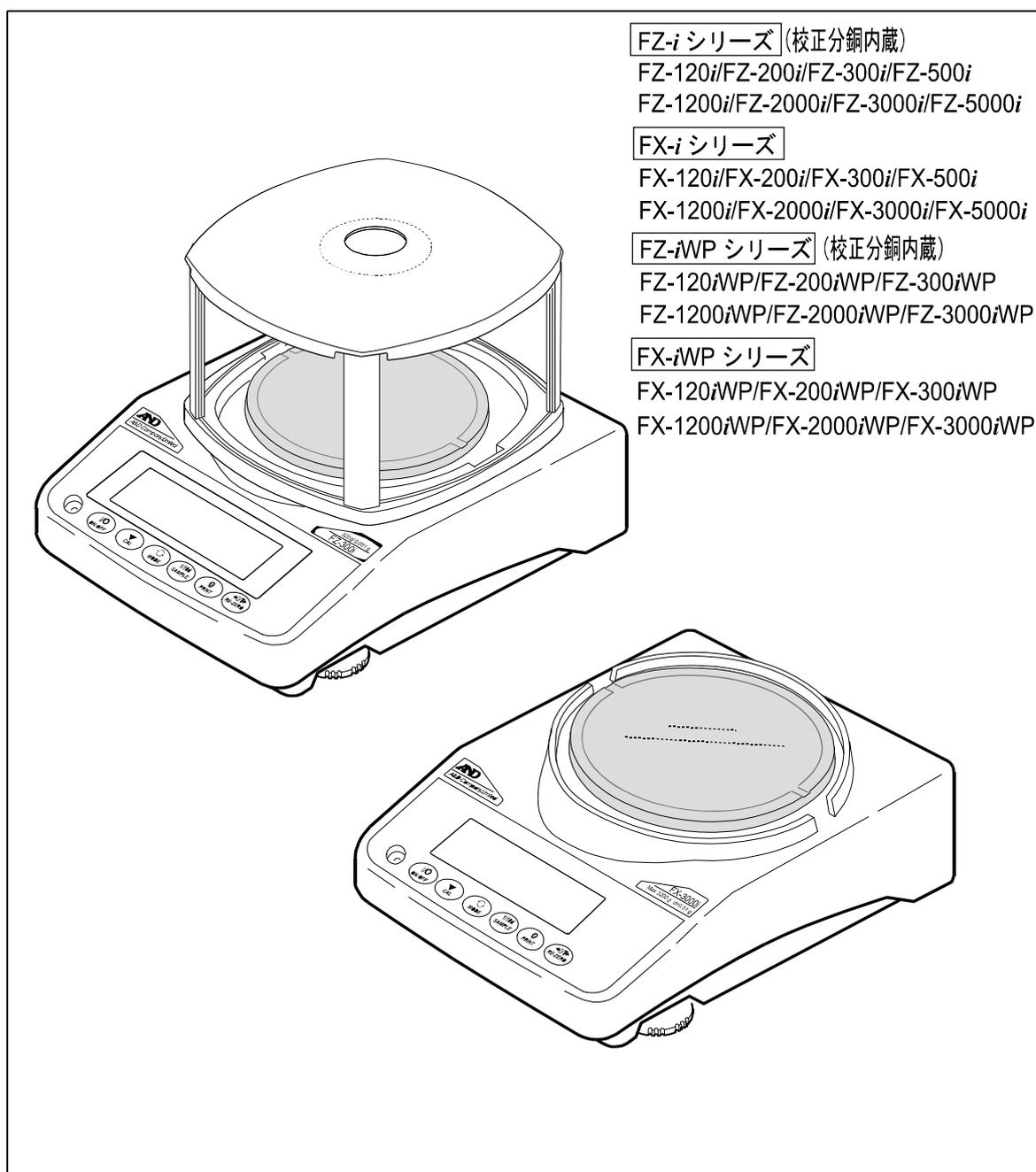

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

1WMPD4001817D

注意事項の表記方法



警告

「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合」について記述します。



注意

「取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合」について記述します。

お知らせ

「取扱いを誤りやすい場合」や「本機を使用するときの一般的なアドバイス」について記述しています。

ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または最寄りのエー・アンド・デイへご連絡ください。
- (4) 当社では、本機の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求については、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

© 2016 株式会社 エー・アンド・デイ

株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変などを行なうことはできません。

Microsoft、Windows、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

目次

基本編

1. はじめに	5
特長	5
2. 製品構成（各部の名称）、設置と注意.....	6
組立	8
計量前の注意（設置条件と計量準備）	8
計量中の注意（より精密な計量を行うために）	9
計量後の注意（天びんの保守管理）	10
電源について.....	11
3. 表示とキーの基本操作（基本動作）	12
4. 計量	13
単位（モード）の選択.....	13
基本的な計量（グラム、カラット、もんめ）	13
個数計量	15
%計量モード（パーセント計量モード）	17
統計演算機能.....	18
統計演算機能の使用例（調配合の例）	22

天びんの適正化

5. 計量スピードの変更.....	24
6. キャリブレーション（天びんの感度調整／校正）	25
ワンタッチ・キャリブレーション（内蔵分銅によるキャリブレーション）	26
お手持ちの分銅によるキャリブレーション.....	27
お手持ちの分銅によるキャリブレーション・テスト.....	28
内蔵分銅値の補正1（FZ-iシリーズ、FZ-iWPシリーズのみ）	29
内蔵分銅値の補正2（FZ-iシリーズ、FZ-iWPシリーズのみ）	30
7. 機能選択と初期化.....	31
機能選択	31
初期化	32
8. 内部設定	33
内部設定の表示と操作キー.....	33
項目一覧	34
環境・表示の解説.....	38
データ出力の解説.....	39
データフォーマットの解説.....	41
データフォーマットの出力例.....	43
単位（モード）登録の解説.....	44
アプリケーションの解説.....	44
日付・時刻の確認と設定方法（FZ-i/FZ-iWPシリーズのみ）	45
コンパレータの解説.....	47
9. GLPとIDナンバ.....	48
主な用途	48
IDナンバの設定.....	48
GLP出力	49

10. 床下ひょう量金具.....	53
11. パスワードロック機能.....	54
パスワードロック機能の解説.....	54
パスワードロック機能を有効にする.....	56
計量スタート時のパスワード入力方法.....	57
ログアウト方法.....	58
パスワードの登録（変更）.....	59
パスワードの変更方法.....	60
パスワードの削除方法（USER 01～10）.....	61
パスワードを忘れてしまった場合.....	61
12. 天びんのソフトウェアバージョンの確認.....	62

RS-232Cインタフェース

13. RS-232Cインタフェース.....	63
インタフェースの仕様.....	63
周辺機器との接続.....	64
コマンド.....	68

保守管理

14. 保守.....	72
お手入れ.....	72
15. トラブル（故障）への対応.....	73
天びんの動作確認や測定環境、測定方法の確認.....	73
エラー表示（エラーコード）.....	74
修理依頼.....	76
16. オプション・別売品.....	77
17. 仕様.....	81
外形寸法図.....	83
18. CEマーキング.....	84
19. 用語と索引.....	85

1. はじめに

このたびは、エー・アンド・デイの電子天びんをお買い求めいただきありがとうございます。本書は、FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWPシリーズ用に作成された取扱説明書です。天びんを理解し、十分に活用していただくため使用前に本書をよくお読みください。

本書の構成

基本編…………… 基本的な操作・計量方法と注意事項を記述しています。

天びんの適性化…………… 天びんを設置した場所の風や振動の状態（使用環境）に対応して計量スピード（応答特性）を調整する機能と、天びんの校正についての説明です。

機能の活用…………… 天びんに備わった機能の説明です。

RS-232Cインタフェース…………… 天びんの計量値を出力したり、天びんを制御するコマンドを入力するインタフェースです。使用するには、パソコンまたは、オプション・プリンタが必要です。

保守管理…………… 天びんの保守や、トラブル（故障）が生じた場合の説明です。

特長



- 設置場所を選ばないコンパクトな汎用天びんです。
- FZ-i/FZ-iWPシリーズは、校正用分銅を内蔵し、ワンタッチで校正（調整）できます。
- ゴミ、液体の侵入に対して強いケーシング構造を採用しています。
- 測定物を載せてから表示値を読み取るまでの応答時間について、約1秒を実現しました。（応答特性が **FAST** のとき）
- 5種類の計量モードを選択できます。
g（グラム）、（個数）、%（パーセント）、（カラット）、（もんめ）。
- 天びんの計量値やデータを出力するRS-232Cインタフェースを標準装備し、GLPに対応した保守記録を出力できます。
- 計量値の、合計、最大、最小、範囲（最大—最小）、平均、標準偏差や変動係数を表示・出力する、統計演算機能がついています。
- HI** **OK** **LO** により、コンパレータ結果を表示できます。
- 動物計量にも対応できる表示ホールド機能付きです。
- FZ-iシリーズ、FZ-iWPシリーズ全機種とFX-iシリーズ、FX-iWPシリーズの120/200/300（FX-iは500も含む）には、より精密な計量ができるように小型風防が付属しています。
- つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具を標準装備しています。
- オプションとして、USBインタフェース（FXi-02）、イーサネットインタフェース（FXi-08）、内蔵バッテリー（FXi-09）を用意してあります。※FZ-iWPシリーズ、FX-iWPシリーズで使用した場合は、防塵・防滴仕様にはなりません。
USBインタフェース（クイックUSB）では、パソコンとケーブルを接続するだけでExcelやWordへ計量値の通信が可能になります。イーサネットインタフェースでは、LANを介して天びんとパソコンを接続できます。また、電源のない場所で、天びんを使用する場合は、内蔵バッテリーを使用してください。
- 外部表示器AD-8920A（別売）を利用することで、天びんから離れた位置で計量値を確認することができます。

2. 製品構成（各部の名称）、設置と注意

本製品は精密機器ですので、開梱時の取り扱いには気をつけてください。また、機種により梱包内容が異なりますので、品物がそろっているかよくご確認ください。


なお、梱包箱や梱包材は修理時の輸送に使う場合がありますので、保管をお勧めします。

小型風防 (FZ-i / FZ-iWP シリーズ全機種と FX-120i / 200i / 300i / 500i / FX-120iWP / 200iWP / 300iWP に付属) の組立方
番号順に組み立ててください。

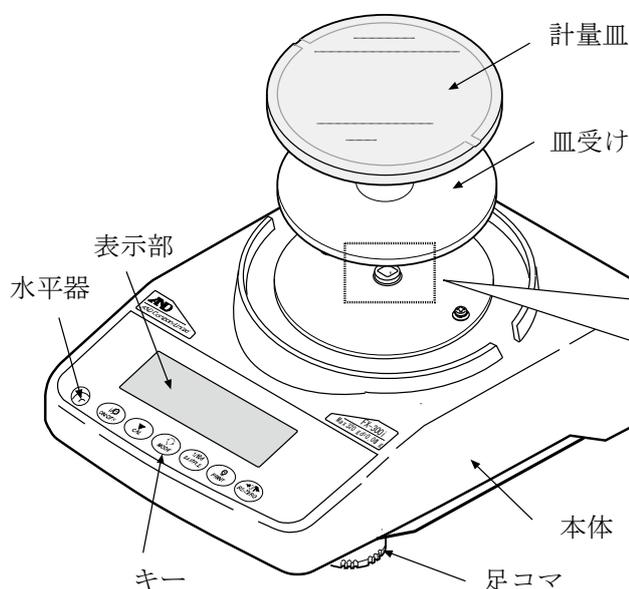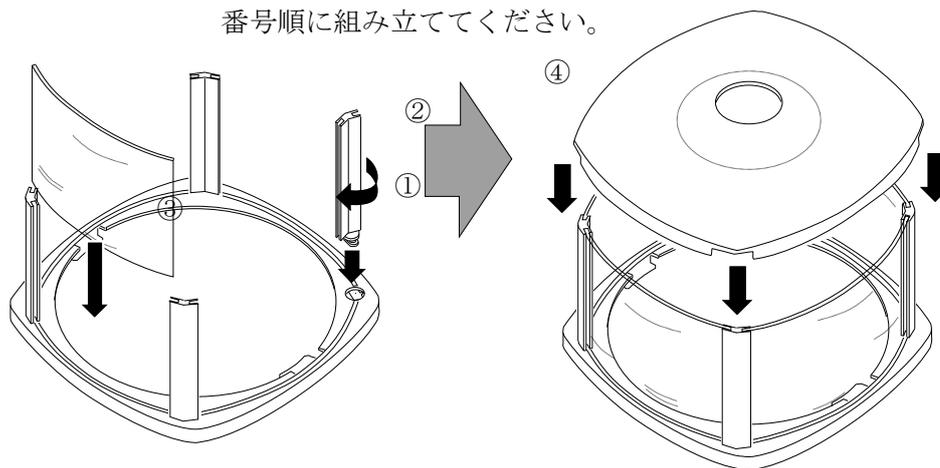


FZ-5000i、FX-5000i には
アルミ製の皿受けが付属します


FZ-iWP / FX-iWP シリーズは仕様が異
なります。

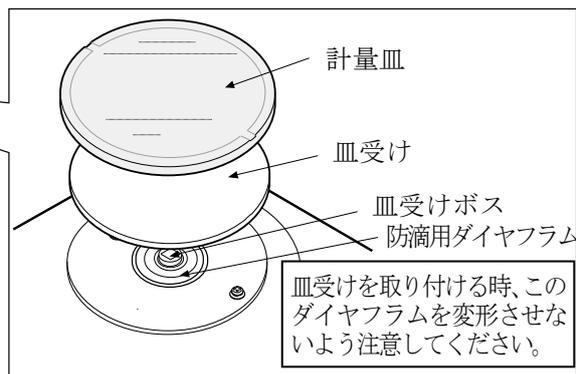



本体背面

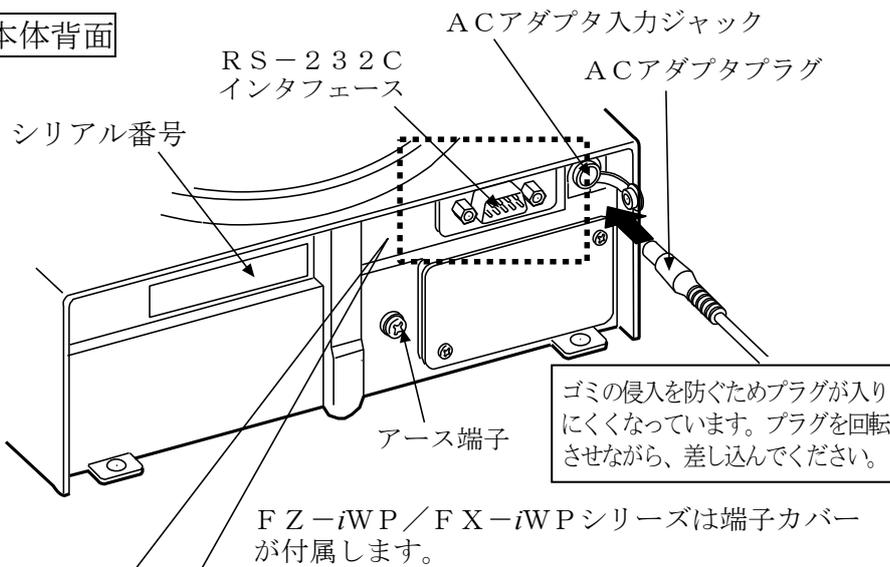

下図のようにACアダプタに識別シールを貼り付けてください。

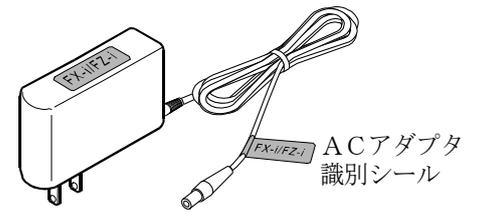

100V用ACアダプタ
AX-TB-248

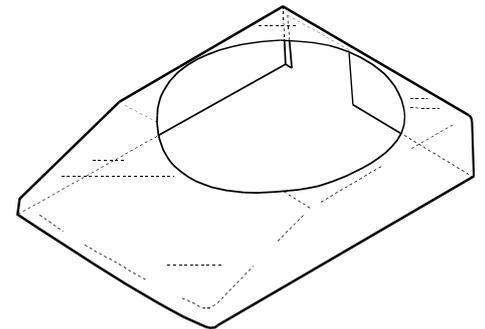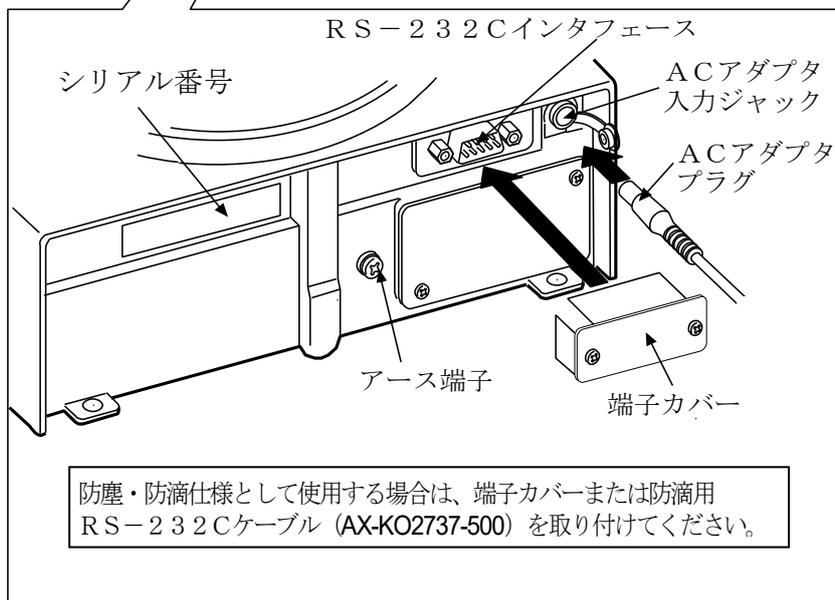

本体カバー

⚠ 注意

- 天びんは指定された専用ACアダプタを使用してください。
- 付属のACアダプタは適合ACアダプタとされていない機器には接続しないでください。
- 使用するACアダプタを間違えると、天びん及びその他の機器が正しく動作しない可能性があります。

組立

- ① 前項の「2.製品構成、設置と注意」を参考にしながら、計量皿と小型風防（FZ-i/FZ-iWPシリーズ全機種とFX-120i/200i/300i/500i/FX-120iWP/200iWP/300iWPに付属）を組み立ててください。
- ② 水平器の赤い円の中に気泡が入るように、足コマを回して天びんの水平を合わせてください。
- ③ 天びん背面のACアダプタ入力ジャックにACアダプタを差し込み※、もう一方のプラグをコンセントに差し込んでください。（使用前に30分以上通電してください）
※ ACアダプタプラグが入りにくい場合は、回転させながら差し込んでください。

計量前の注意（設置条件と計量準備）

電子天びんの性能を十分に引き出すために、下記の設置条件を整えてください。


- 理想的な設置条件は、20℃±2℃、湿度45～60%RHの安定した環境です。
- 塵埃の少ない部屋に設置してください。
- 天びん台は堅固なものを使用してください。（防振台、石盤が理想です）
- 部屋の中央よりもすみのほうが、また建物の2階、3階よりも1階のほうが振動が小さく、計量に適しています。
- エアコン等の近くに天びんを設置しないでください。
- 直射日光のあたらない場所に設置してください。
- 磁気を帯びた機器の近くに天びんを置かないでください。
- 水平器の赤い円の中に気泡が入るように、足コマを回して天びんの水平を合わせてください。
- 使用前には、ACアダプタを天びんに接続した状態で30分以上通電してください。
- 天びんを初めて使用する場合、使用する場所を変えた場合や計量を始めるときには、正しく計量できるよう、天びんを室温になじませた後、必ずキャリブレーションを行ってください。「6.キャリブレーション」を参照してください。

FZ-iWP/FX-iWPシリーズについて

- 天びんの防塵・防滴レベルは、JIS保護等級IP65であり、その第二特性数字の5は「水の直接噴流による影響を受けない」に該当します。強い水圧での洗浄、水中への水没等は、天びん内部に水が浸入し、故障の原因になります。
- 天びんを防塵・防滴仕様の環境に設置して使用する場合、「ACアダプタ入力ジャックにACアダプタのプラグが奥までしっかり差し込まれていること」、「RS-232Cインタフェースに端子カバーが装着されていること、または防滴用RS-232Cケーブル（AX-KO2737-500）が取り付けられていること」を確認してください。
- RS-232C用端子カバーを外したり、防滴用RS-232Cケーブル（AX-KO2737-500）を使用しない場合は、防塵・防滴仕様にはなりません。


⚠ 注意 腐食性ガス、引火性ガスが漂うところに設置しないでください。

水平器の調整方法

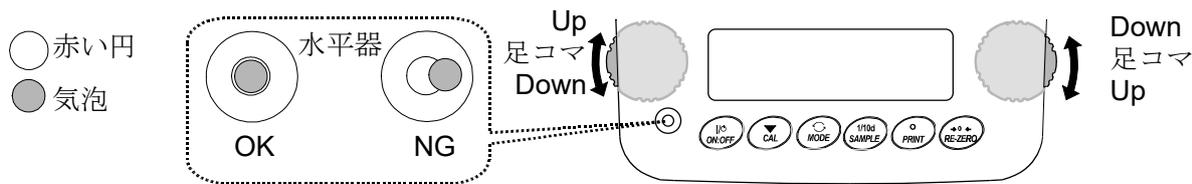


気泡が左に寄っているとき

手前右側の足コマを時計方向に回します。

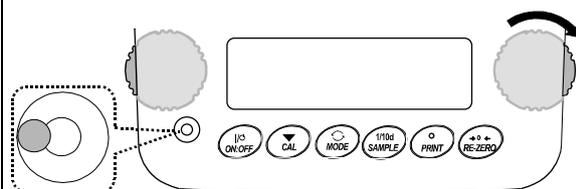


気泡が右に寄っているとき

手前左側の足コマを時計方向に回します。

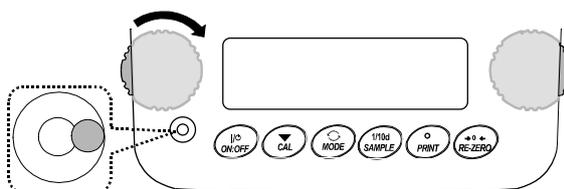


気泡が後方に寄っているとき

手前の2つの足コマを同時に時計方向に回します。

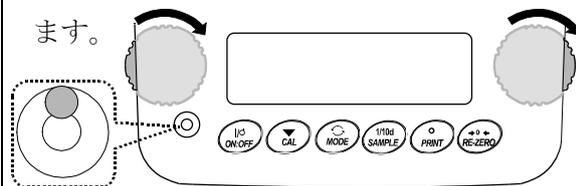

気泡が前方に寄っているとき


手前の2つの足コマを同時に反時計方向に回します。

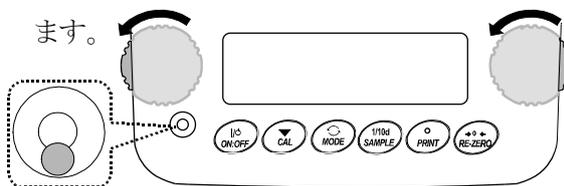

計量中の注意（より精密な計量を行うために）

正確な計量を行うためには、下記の事項に注意してください。

- 静電気の影響により、計量誤差を生じることがあります。周囲の湿度が45%RH以下になるとプラスチック等の絶縁物は静電気を帯びやすくなります。必要に応じて下記の対処を行い、天びん本体を接地してください。
 - 別売品の除電器AD-1683を使い、試料の静電気を直接除去する。
 - 天びんの設置場所の相対湿度を高くする。
 - 帯電している試料は導電性の金属製容器等に入れて計量する。
 - プラスチック等の帯電物は湿った布で拭いて静電気を抑える。
- 磁気の影響により計量値に誤差が入ることがあります。磁性体（鉄など）を測定する場合は、床下計量等の方法により天びん本体と試料とを遠ざけてください。
- 周囲の温度と計量物（風袋を含む）の温度に差があると、計量誤差が生じることがあります。例えば、室温20℃のときに40℃のフラスコの周囲には対流が生じて本来の重さよりも軽く表示されます。計量物や風袋はできるだけ周囲の温度になじませてから測定してください。

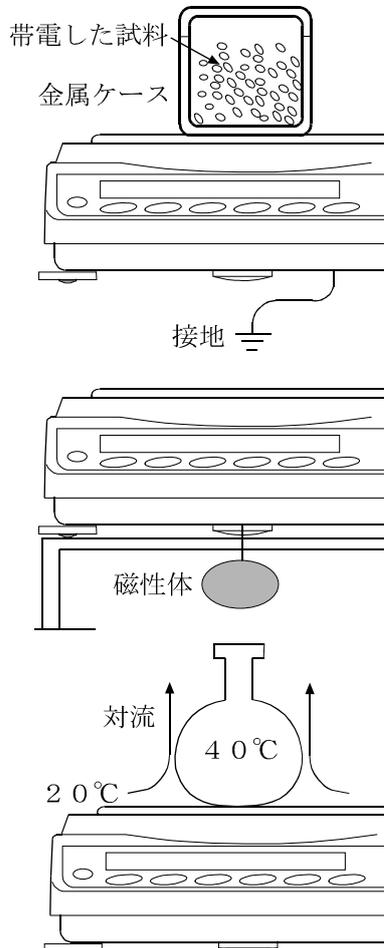

□計量操作は丁寧に素早く行ってください。測定に時間がかかると、試料に含まれる水分の蒸発や吸湿が起きて誤差要因が多くなります。

□計量皿には、衝撃的な荷重やひょう量を越えた荷重を載せないでください。また、計量物は皿の中央に載せてください。

□キーを押すときはペンなど先の尖ったもので押さずに指でキーの中央を押してください。


□測定誤差を減らすために計量前に必ず **RE-ZERO** キーを押してください。

□測定結果には空気の浮力の誤差が含まれています。空気の浮力は試料体積や大気圧、温度、湿度によって変わります。精密な測定には浮力の補正を行ってください。

□天びん内に異物が入らないように注意してください。(粉体、液体、金属片など)

□FZ-i/FZ-iWPシリーズ全機種とFX-i/FX-iWPシリーズの120/200/300(FX-iは500も含む)には、小型風防が付属しております。風防の部品には帯電防止処理が施されていますが、梱包から取り出した後しばらくの間帯電していることがあります。また湿度が低いときには、帯電することもあります。

風がないのに計量値が安定しないときや、再現性が悪い場合は、小型風防を外してみてください。湿らせた布で透明な板を拭くと除電され、帯電の問題は解決します。また、別売品の除電器AD-1683や市販の帯電防止剤を使用することも効果があります。

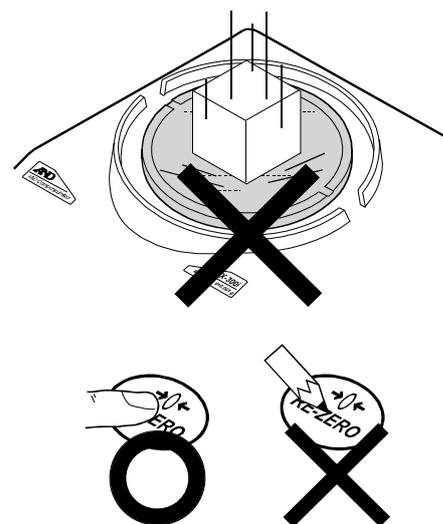

FZ-iWP/FX-iWPシリーズについて

□天びんは、防塵・防滴仕様となりケースの気密性が高くなっています。このため、例えばドアの開閉による室内の微小圧力変動により、表示が不安定になることがあります。圧力変動が収束してから計量を行ってください。

□防滴用ダイヤフラム部と皿受けボス部に水滴や粉体が残存していると、天びんの性能不良となることがあります。清掃してから使用してください。

□過荷重などで防滴用ダイヤフラムに変形を与えると、変形が収束するまで計量値が安定しないことがあります。

計量後の注意 (天びんの保守管理)

□天びん本体に衝撃を加えたり、落とさないでください。

□天びんを分解しないでください。

□有機溶剤や科学ぞうきんで清掃しないでください。清掃には、中性洗剤で湿らせた柔らかく埃のでない布を使ってください。

□計量皿を清掃するときは、端面で手を傷つけないように注意してください。



□風防部品は、帯電防止処理が施されています。柔らかく埃の出ない布で乾拭きしてください。中性洗剤や水を湿らせた布で繰り返し清掃したり、水洗い等を行うと帯電防止効果が低下することがあります。

電源について

この電子天びんは、ACアダプタが接続されている限り、表示が出なくても常に通電状態となっています。安定した計量を行うためには、できる範囲で連続通電してください。連続的に通電状態とすることで天びんに悪影響を及ぼすことはありません。正確に計量するために使用前に30分以上通電することをお勧めします。

3. 表示とキーの基本操作 (基本動作)

キーを「押してすぐ離れた場合」と「長押し (約2秒間) した場合」とでは、天びんの動作が異なります。通常の計量操作では、キーを「押してすぐ離す」です。必要がない限り、キーを押し続けしないでください。

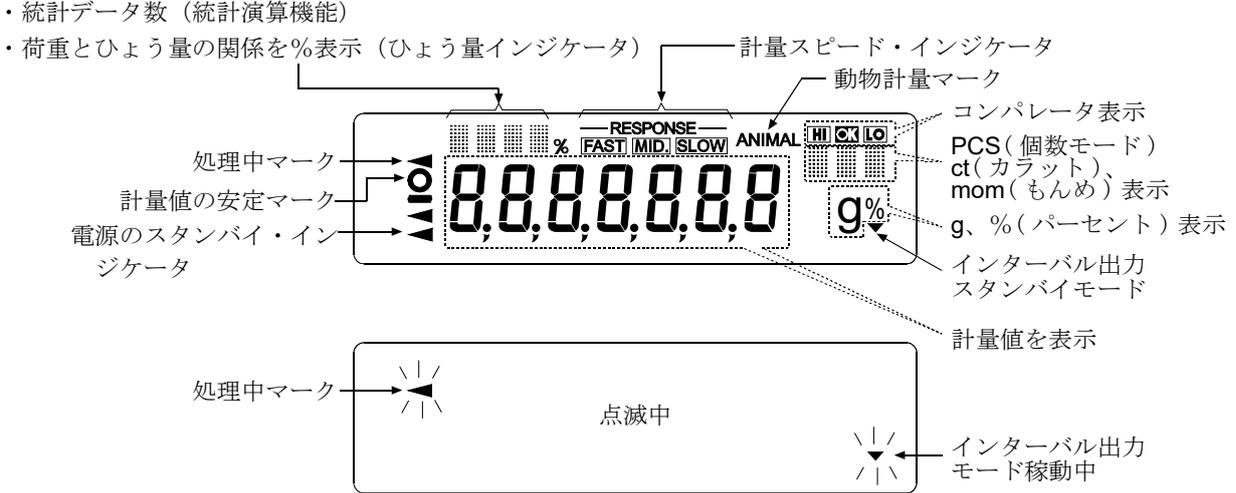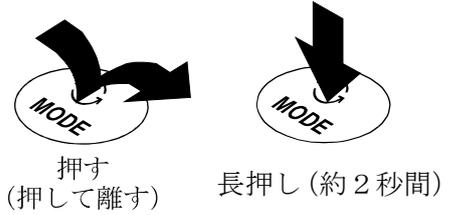

キー	キーを押した場合 (押してすぐ離す)	キーを長押し (約2秒間) した場合
	表示をオン/オフするキーです。表示をオフすると、スタンバイ・インジケータのみ表示します。表示をオンすると、計量が可能になります。 ON:OFF キーはいつでも有効で、操作中に ON:OFF キーを押せば必ず表示オフになります。	
	計量表示にて押すと、最小表示の桁をオン/オフします。 個数・パーセント表示にて押すと、登録モードに入ります。	内部設定のメニューを表示します。
	内部設定で登録した単位を切り替えます。 (g、PCS、%、ct、mom)	計量スピードの変更のモードに入ります。
	F Z - i シリーズは、内蔵分銅によるキャリブレーションモードに入ります。 (ワンタッチ・キャリブレーション) 内部設定モードの時は、操作をキャンセルします。	外部分銅 (お手持ちの分銅による) キャリブレーションモードに入ります。
	内部設定により安定時に計量値データを出力します。 各種設定時は、操作を確定します。	出荷時設定では機能なし。 内部設定変更により、GLP、GMP等の「見出し」「終了」を出力します。
	表示をゼロにします。	


4. 計量

単位（モード）の選択

天びんで使用できるモードは、g（グラム）、PCS（個数モード）、%（パーセントモード）、ct（カラット）、mom（もんめ）の5種類です。

MODEキーを押すと、表示の単位（モード）が切り替わります。

例

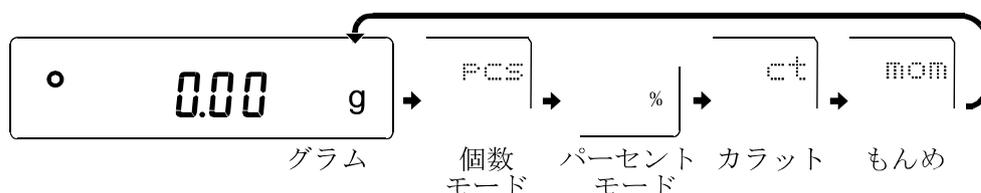

※1. 「カラット」は、宝石類を計量するときの単位で、1カラット=0.2gです。

「もんめ」は、真珠を計量するときの単位で、1もんめ=3.75gです。

※2. 表示させる単位とその順番は内部設定であらかじめ登録することができます。詳しくは、「8. 内部設定」の「単位登録の解説」を参照してください。

基本的な計量（グラム、カラット、もんめ）

① **MODE**キーを押して単位を選択します。（グラム、カラット、もんめ）ここでは、例としてグラムを選択します。

② 必要に応じて容器等を載せ、**RE-ZERO**キーを押し **0.00 g** の表示にします。（小数点の位置は機種により異なります）


③ 計量物を載せ、安定マーク **◦** 表示後、計量値を読み取ります。安定マーク点灯時に **PRINT**キーを押すと、計量値を外部に出力することができます。

※ プリンタ、パソコン、別売の周辺機器等が必要になります。

④ 計量後、計量皿に載っているものを取り除いてください。

メモ

- **SAMPLE**キーを押すと最小表示の桁をオン／オフします。
- 容器等を載せた状態で **ON:OFF**キーを押し、計量スタートした場合は、ゼロ表示からスタートします。

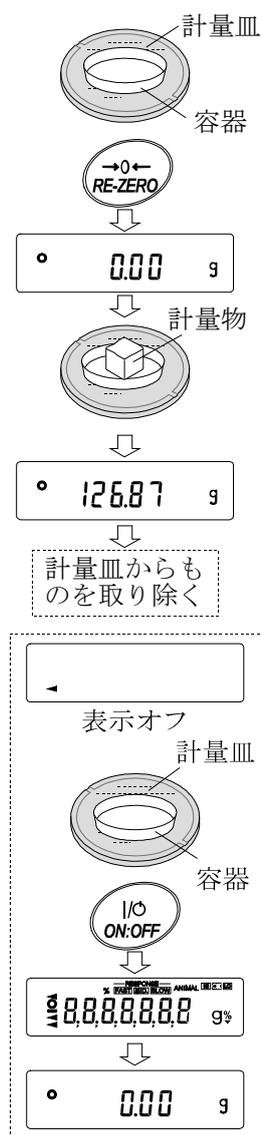

ゼロ点設定、風袋引き、計量範囲について

□ 計量スタート時

天びんは電源 **ON/OFF** キーを押して計量モードになった時、基準となるゼロ点を決定します。その際の荷重状態により、ゼロまたは風袋引きのどちらの動作を行うか自動で判別します 判別条件は“パワーオンゼロ範囲”となり、パワーオンゼロ範囲を超えると風袋引きの動作となります。

□ リゼロ操作時

天びんは **RE-ZERO** キーを押すことで表示をゼロにすることができます。 **RE-ZERO** キーによるリゼロはゼロ点設定または風袋引きのどちらの動作を行うか自動で判別します。判別条件は“ゼロ範囲”となり、ゼロ範囲を超えると風袋引きの動作となります。

□ 計量範囲

天びんには機種ごとに計量表示できる範囲が決まっています。各機種の最大表示までの総量（正味量〔風袋引き後の計量値と風袋量の和〕）が最大表示を超えると計量範囲オーバーとして **E** 表示をします。マイナスオーバー時には **-E** 表示をします。

機種	パワーオンゼロ範囲	ゼロ範囲	-E 表示範囲
FZ-120 <i>i</i> , FX-120 <i>i</i> FZ-120 <i>i</i> WP, FX-120 <i>i</i> WP	約±60g	約±2g	約-60g 未満
FZ-200 <i>i</i> , FX-200 <i>i</i> FZ-200 <i>i</i> WP, FX-200 <i>i</i> WP		約±4g	
FZ-300 <i>i</i> , FX-300 <i>i</i> FZ-300 <i>i</i> WP, FX-300 <i>i</i> WP		約±6g	
FZ-500 <i>i</i> , FX-500 <i>i</i>		約±10g	
FZ-1200 <i>i</i> , FX-1200 <i>i</i> FZ-1200 <i>i</i> WP, FX-1200 <i>i</i> WP	約±600g	約±20g	約-600g 未満
FZ-2000 <i>i</i> , FX-2000 <i>i</i> FZ-2000 <i>i</i> WP, FX-2000 <i>i</i> WP		約±40g	
FZ-3000 <i>i</i> , FX-3000 <i>i</i> FZ-3000 <i>i</i> WP, FX-3000 <i>i</i> WP		約±60g	
FZ-5000 <i>i</i> , FX-5000 <i>i</i>		約±100g	

個数計量

品物の個数を調べる計量方法です。基準となるサンプルの単位質量（1個の重さ）に対し、計量したものが何個に相当するかを計算して表示します。この場合、サンプルの単位質量のバラツキが小さいほど、正確に計数（品物の個数を計る）できます。また、以下に示すA C A I機能を使用することで、計量しながらサンプルの単位質量のバラツキを補正し、さらに計数精度を向上させることができます。

※個数計量を行うサンプルの単位質量（1個の重さ）は、少なくとも天びん最小表示の10倍以上のものを対象とすることをお勧めします。

※サンプルの単位質量のバラツキが大きい場合は、正確に個数計量できない場合があります。

※個数計量の誤差が大きい場合の対策として、頻繁にA C A Iを行う、複数回に分けて測定する、などの方法を試してください。

個数モードへの切替

- ① **MODE**キーを押して単位を **PCS** にします。（**PCS**=個）

単位質量の登録

- ② **SAMPLE**キーを押し、単位質量登録モードに入ります。

※登録モードでも**MODE**キーを押すと次のモードに切り替わります。

- ③ さらに**SAMPLE**キーを押すと、登録時のサンプル数を変更できます。

（10、25、50、100、5個）

※サンプルの単位質量は、通常多少のバラツキがあると考えられますので、登録時のサンプル数が多いほうが正確に計数できます。

- ④ 必要に応じて容器等を載せ、**RE-ZERO**キーを押し **25 0** の表示にします。（25個の例）


- ⑤ 指定した数のサンプルを載せます。

- ⑥ **PRINT**キーを押すと、計量値から計算した単位質量を登録して計数表示になります。

（25個のとき **25 PCS** ）

※ 載せられたサンプルの重量が軽すぎる（計数誤差が大きくなる）と判断される場合は、サンプルの追加を指示してきますので、表示されたサンプル数になるように追加して再度**PRINT**キーを押してください。正常に登録されれば計数表示になります。

※ **Lo**表示は、単位質量が軽すぎることを示しています。そのサンプルは単体では登録できません。例えば、最小表示0.01gの機種をお使いの場合、そのサンプルが10個で0.05gであれば100個を10個として登録すれば、表示個数を10倍することで大まかな個数を知ることができます。

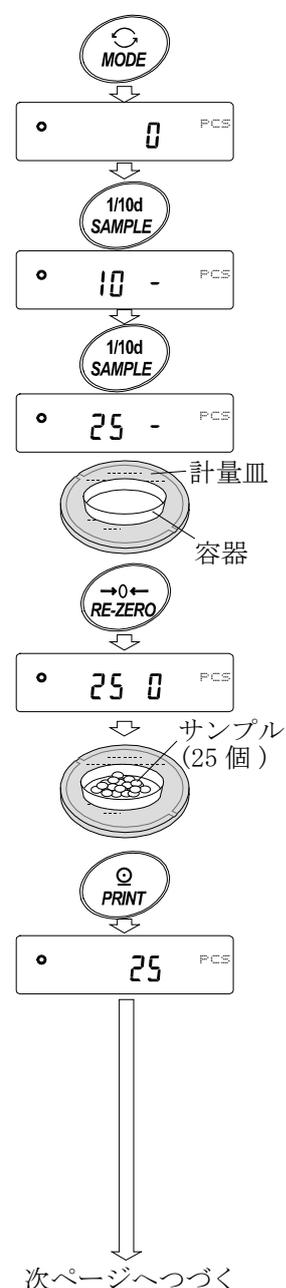

※ 個数計量を精度よく行う場合は、サンプルの単位質量(1個の重さ)は、少なくとも天びん最小表示の10倍以上の物を対象とすることをお勧めします。例えば最小表示0.01gの機種をお使いの場合、お勧めするサンプルの単位質量は0.1g以上となります。

※ 登録した単位質量は、電源を切っても記憶しています。


個数モード (計数)

⑦ 計数が可能です。

安定マーク点灯時に **PRINT** キーを押すと、計量値(個数)を外部に出力することができます。

※ プリンタ、パソコン、別売の周辺機器等が必要になります。

前ページから

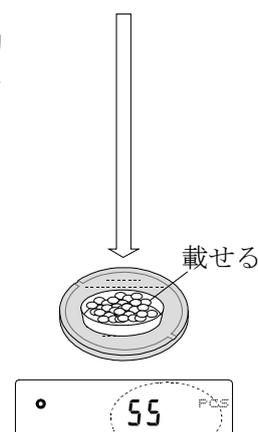


(計量した個数を表示)

ACA I

ACA Iはサンプル数を増やし、サンプル1個1個のバラツキを平均化することにより誤差を少なくし、計数精度を自動で向上させる機能です。

⑥の単位質量登録した後、以下の⑧のステップへ進んでください。

処理中マーク

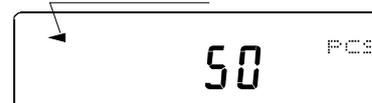

- ⑧ サンプルを少し追加すると処理中マークが点灯します。(誤動作を防ぐために3個以上追加してください。また、載せ過ぎでは点灯しません。表示個数と同程度の個数を目安として追加してください。)
- ⑨ 処理中マークが点滅している間はサンプルを動かさないでください。(精度を更新中です。)
- ⑩ 処理中マーク消灯後、精度は更新されます。この作業を繰り返すごとに、計数精度はさらに向上します。また、100個を越えてからのACA Iの範囲は特に定めてありません。表示個数と同程度の個数を目安として追加してください。
- ⑪ ACA Iで使用したサンプルを全て降ろし、計数作業に入ります。

%計量モード（パーセント計量モード）

基準となるサンプル重量を100%とした場合、これに対し計量したものが何%に相当するかを表示します。目標重量に「計り込む」場合や、試料のバラツキを調べるときに使います。

%計量モードへの切替

- ① **MODE**キーを押して単位を**%**にします。

100%質量の登録（パーセント計量の準備）

- ② **SAMPLE**キーを押し、100%質量登録モードに入ります。

※登録モードでも**MODE**キーを押すと次のモードに切り替わります。

- ③ 必要に応じて容器等を載せ、**RE-ZERO**キーを押し**100 0 %**の表示にします。

- ④ 100%に相当するサンプルを載せます。

- ⑤ **PRINT**キーを押すと、100%質量を登録してパーセントの値を表示します。**10000 %**

※100%に相当するサンプルの重量が軽すぎて登録不可能の場合は

は**Lo**を表示します。そのサンプルは使用できません。

※小数点の位置は100%質量により変化します。


※登録した値は電源を切っても記憶しています。

パーセント計量

- ⑥ パーセント計量が可能です。

安定マーク点灯時に**PRINT**キーを押すと、計量値を外部に出力することができます。

※プリンタ、パソコン、別売の周辺機器等が必要になります。

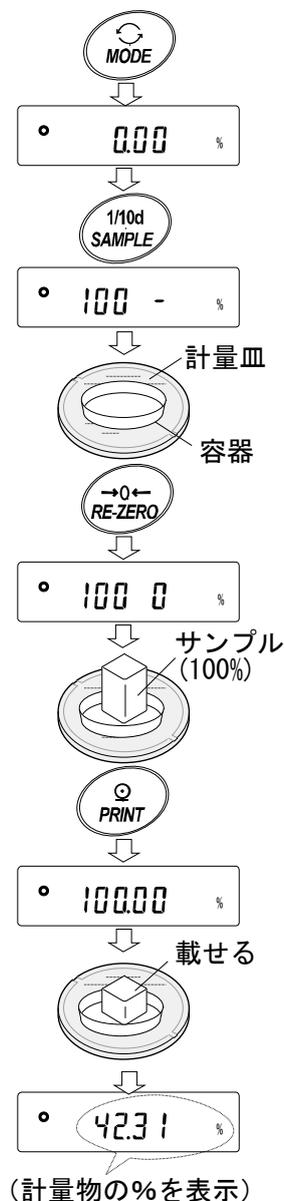

統計演算機能

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能です。この機能を使用する場合は、下記に従って内部設定に入り、「アプリケーション (RP Fnc)」の「アプリケーション機能 (APF)」を「2」に設定する必要があります。

表示・出力可能な演算項目は、データ数、合計、最大、最小、範囲（最大－最小）、平均、標準偏差、変動係数です。これらの出力データは、内部設定「アプリケーション (RP Fnc)」の「統計表示出力選択 (St APF)」により4段階に選択できます。

※ 誤ったデータを入力してしまった場合でも、データ入力直後であれば、キー操作で取り消すことができます。

※ 統計結果は、電源を切ることにより初期化されます。(ON/OFFキーでは初期化されません)

※ 標準偏差、変動係数、最大値の相対誤差、最小値の相対誤差は、下記の式により算出されます。

$$\text{標準偏差} = \sqrt{\frac{N \cdot \sum (X_i)^2 - (\sum X_i)^2}{N \cdot (N-1)}} \quad \text{ただし、} X_i \text{ は } i \text{ 番目の計量値、} N \text{ はデータ数。}$$

$$\text{変動係数 (CV)} = \frac{\text{標準偏差}}{\text{平均}} \times 100 (\%)$$

$$\text{最大値の相対誤差 (MAX\%)} = \frac{\text{最大値} - \text{平均}}{\text{平均}} \times 100 (\%)$$


$$\text{最小値の相対誤差 (MIN\%)} = \frac{\text{最小値} - \text{平均}}{\text{平均}} \times 100 (\%)$$

(1) 準備

統計演算機能モードの切替 (内部設定の変更)

- ① **SAMPLE** キーを **bR5Fnc** が表示されるまで長押し (約2秒間) します。
- ② **SAMPLE** キーを数回押して **RP Fnc** を表示させます。
- ③ **PRINT** キーを押して **APF 0** を表示させます。
- ④ **RE-ZERO** キーを数回押して **APF 2** を表示させます。

統計演算で出力を選択する場合は、⑤に進んでください。
 そのまま、設定を記憶させる場合は、⑦に進んでください。
 統計演算機能を解除する場合は、**RE-ZERO** キーを押して **APF 0** に戻します。

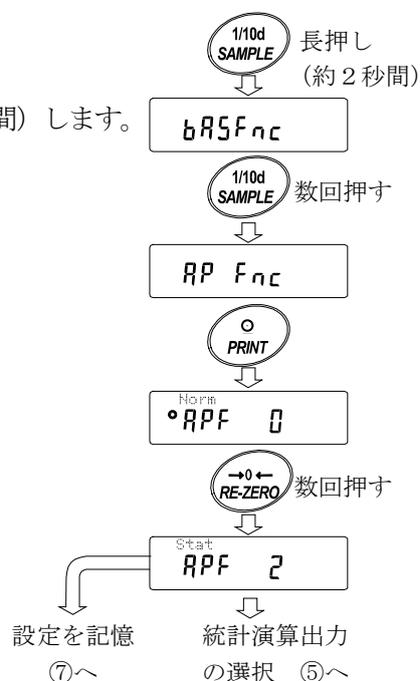


統計演算出力の選択

- ⑤ **SAMPLE** キーを押して **StARF 0** を表示させます。
- ⑥ **RE-ZERO** キーを押して、任意の設定値に変更します。
表示例では、データ数、合計、最大、最小、範囲（最大—最小）、平均の出力が選択されています。


設定値	内容
0	データ数、合計
1	データ数、合計、最大、最小、範囲（最大—最小）、平均
2	データ数、合計、最大、最小、範囲（最大—最小）、平均、標準偏差、変動係数
3	データ数、合計、最大、最小、範囲（最大—最小）、平均、標準偏差、変動係数、最大値の相対誤差、最小値の相対誤差

- ⑦ **PRINT** キーを押して記憶させます。
- ⑧ **CAL** キーを押すと計量表示に戻ります。

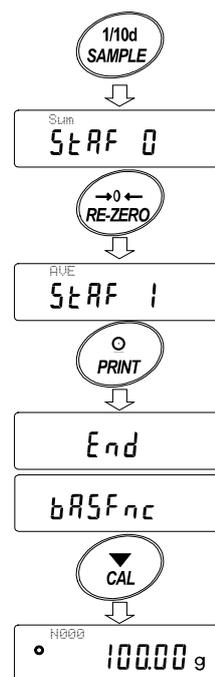

計量単位の選択

- ⑨ 統計演算機能で使用する単位を **MODE** キーで選択します。
- ※ データが入力された後は、**MODE** キーによる単位選択はできません。この場合は、統計データクリア（18ページ）を行い、全てのデータを消去してから、**MODE** キーで単位を選択してください。
- ※ 電源投入時から統計単位機能を有効にする場合は、内部設定の「単位登録 (Unit)」で使用する単位を設定しておくくと便利です。

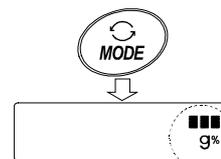


(2) 使い方

統計データの追加

次のキーで統計演算機能进行操作します。

- MODE** キー
- 計量値が入力されている場合は、押すたびに、計量表示、統計表示、データ操作と表示内容を変更します。
 - 計量値数が入力されていない場合は、単位（モード）を変更します。
- SAMPLE** キー
- 計量表示時は最小表示の桁をオン/オフします。
- RE-ZERO** キー
- 計量表示時は表示値をゼロにします。
- PRINT** キー
- 計量表示時はデータ番号と計量値を出力し、表示の計量値を統計処理に加えます。（出力は、データ番号が付加されるため、内部設定のデータフォーマット（36ページ）で設定したフォーマットと異なります。）
 - 統計結果の表示中は、統計結果を出力します。（出力は、内部設定のデータフォーマット（36ページ）で設定したフォーマットと異なります。）
- CAL** キー
- データ操作表示、結果表示から計量表示に戻ります。

- ① **RE-ZERO** キーを押して、表示をゼロにします。
- ② 計量皿に計量物を載せます。
- ③ 安定マークが点灯したら、**PRINT** キーを押して、表示の計量値を統計処理に加えます。表示左上のデータ数が1増えます。
- ④ 計量ごとに手順①～③を繰り返します。

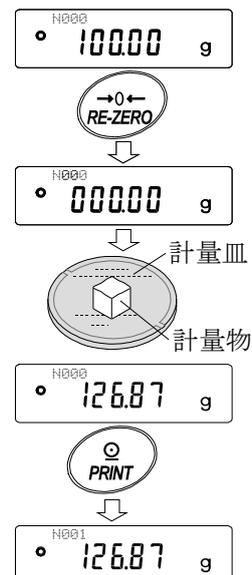


統計結果の表示と出力（データ数が1つ以上の場合）

- ⑤ **MODE** キーを押すたびに、「統計表示出力選択 (STARF)」で設定された統計結果に続き、**CLEAR**、**CANCEL** が表示されます。

- ※ データ数が1つの場合は、変動係数、相対誤差は **-----** を表示します。
- ※ 平均がゼロの場合は、変動係数は **-----** を表示します。
- ※ 表示左上のシンボルで、表示中の演算内容が示されます。

シンボル	演算内容
SUM	合計
MAX	最大
MIN	最小
R	範囲 (最大-最小)
AVE	平均
SD	標準偏差
CV	変動係数
MAX%	最大値の相対誤差
MIN%	最小値の相対誤差

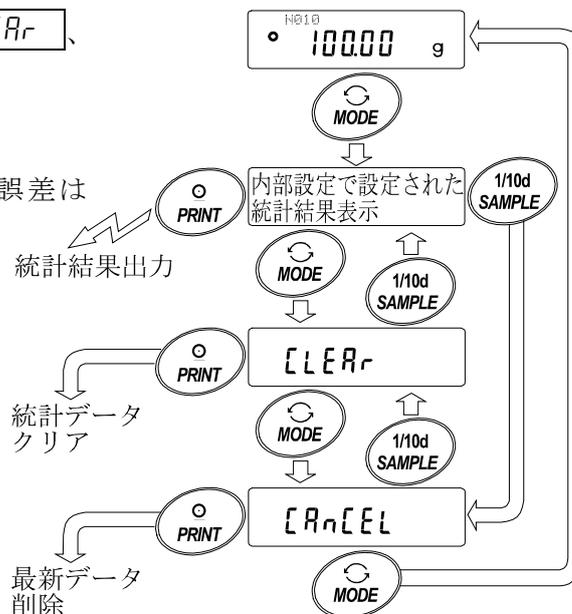

出力例 内部設定値

N	10	} 1 } 2 } 3 }
SUM	100.00 g	
MAX	10.50 g	
MIN	9.50 g	
R	1.00 g	
AVE	10.00 g	
SD	0.280 g	
CV	2.80 %	
Max%	5.00 %	
Min%	5.00 %	

- ⑥ 統計結果表示中に、**PRINT** キーを押すと、統計結果が出力されます。

(3) 最新データの削除


誤ったデータを入力した際に、データを統計処理から除外します。削除されるのは、最後に入力したデータ1つのみで、2つ以前のデータは削除できません。

- ① 計量表示中に **MODE** キーを押し、さらに **SAMPLE** キーを押し、**[Rn][EL]** を表示させます。
- ② **PRINT** キーを押して **[Rn no]** を表示させます。
- ③ **RE-ZERO** キーを押して **[Rn 00]** を表示させます。
- ④ **PRINT** キーを押すと最新データが統計処理から除外され、計量表示のデータ数が1つ減ります。

(4) 統計データのクリア

統計データを全て消去し、データ数をゼロにします。

- ① 計量表示中に **MODE** キーを押し、さらに **SAMPLE** キーを2回押して **[CLEAR]** を表示させます。
- ② **PRINT** キーを押して **[Lr no]** を表示させます。
- ③ **RE-ZERO** キーを押して **[Lr 00]** を表示させます。
- ④ **PRINT** キーを押すと、統計データが初期化されます。計量表示のデータ数がゼロになります。

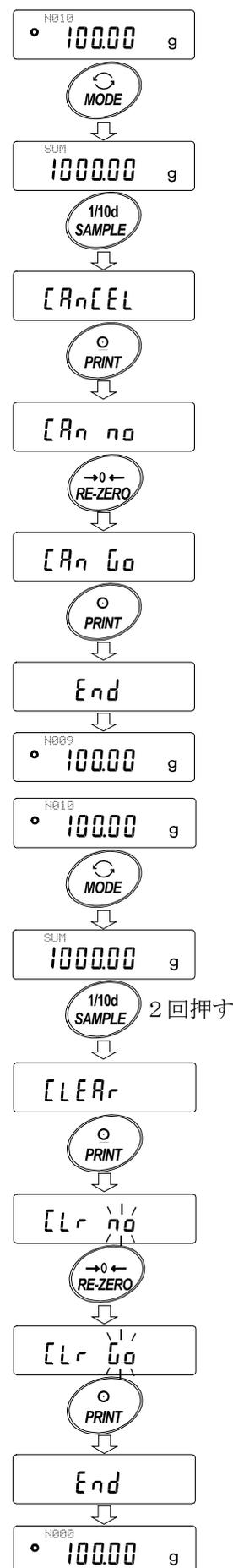

統計演算機能の使用例（調配合の例）

ここでは、統計演算機能の使用例として、薬品等複数の成分を調配合する場合に、天びんとプリンタを使用して調配合の記録を作成する方法を示します。

例の構成は、FX-3000i と AD-8127（ダンププリントモード）が RS-232C で接続されています。

（1）準備

内部設定の変更

- 変更点
- ・統計演算機能を有効にする
 - ・データ出力後のオートリゼロを有効にする

統計演算機能を有効にする


- ① データ内部設定メニューに入ります。
SAMPLE キーを **bRSFnc** が表示されるまで長押し(約2秒間)します。
- ② アプリケーション機能を選択します。
SAMPLE キーを数回押して **RP Fnc** を表示させ、PRINT キーを押して **°APF 0** を表示させます。
- ③ アプリケーション機能を“2”（統計演算機能）に変更します。
RE-ZERO キーを押して **APF 2** を表示させます。
PRINT キーを押して変更を確定します。End 表示後 **LocFnc** が表示されます。

データ出力後のオートリゼロを有効にする

- ④ データ出力後のオートリゼロを選択します。
SAMPLE キーを数回押して **dout** を表示させ、PRINT キーを押して **°Pr-t 0** を表示させます。その後、SAMPLE キーを数回押して **°Ar-d 0** を表示させます。
- ⑤ データ出力後のオートリゼロを有効にします。
RE-ZERO キーを押して **Ar-d 1** を表示させます。その後、PRINT キーを押して変更を確定します。End 表示後 **S i F** が表示されます。

計量表示に戻る

- ⑥ CAL キーを押して計量表示に戻ります。

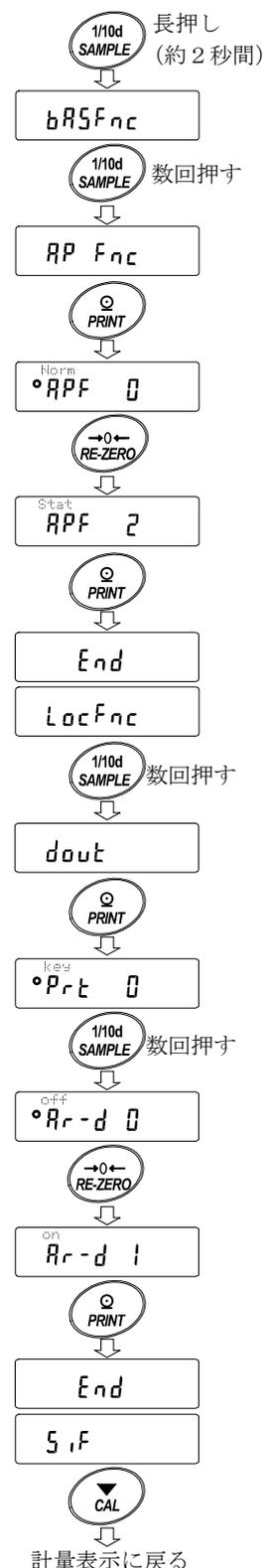


(2) 使い方

- ① **RE-ZERO** キーを押して表示をゼロにします。
- ② 容器を天びんに載せ、**PRINT** キーを押し **0.00 g** の表示にします。(風袋重量の登録)
外部出力機器が接続してある場合は、データを出力します。
- ③ 調合成分 1 を計り、**PRINT** キーを押し **0.00 g** の表示にします。(調合成分 1 の重量の登録)
外部出力機器が接続してある場合は、データを出力します。
- ④ 調合成分 2 を計り、**PRINT** キーを押し **0.00 g** の表示にします。(調合成分 2 の重量の登録)
外部出力機器が接続してある場合は、データを出力します。
- ⑤ さらに調合成分がある場合は、4 項の手順を繰り返します。
- ⑥ 調合完了後、**MODE** キーを押して、統計結果を表示させます。
- ⑦ **PRINT** キーを押すと、風袋を含めたデータの登録数と総重量が外部機器に出力されます。

外部機器出力例

No. 1		
ST.+00005.63	g風袋値
No. 2		
ST.+00001.99	g調合成分 1
No. 3		
ST.+00007.78	g調合成分 2
N	3	
SUM	+15.40	g
	総重量

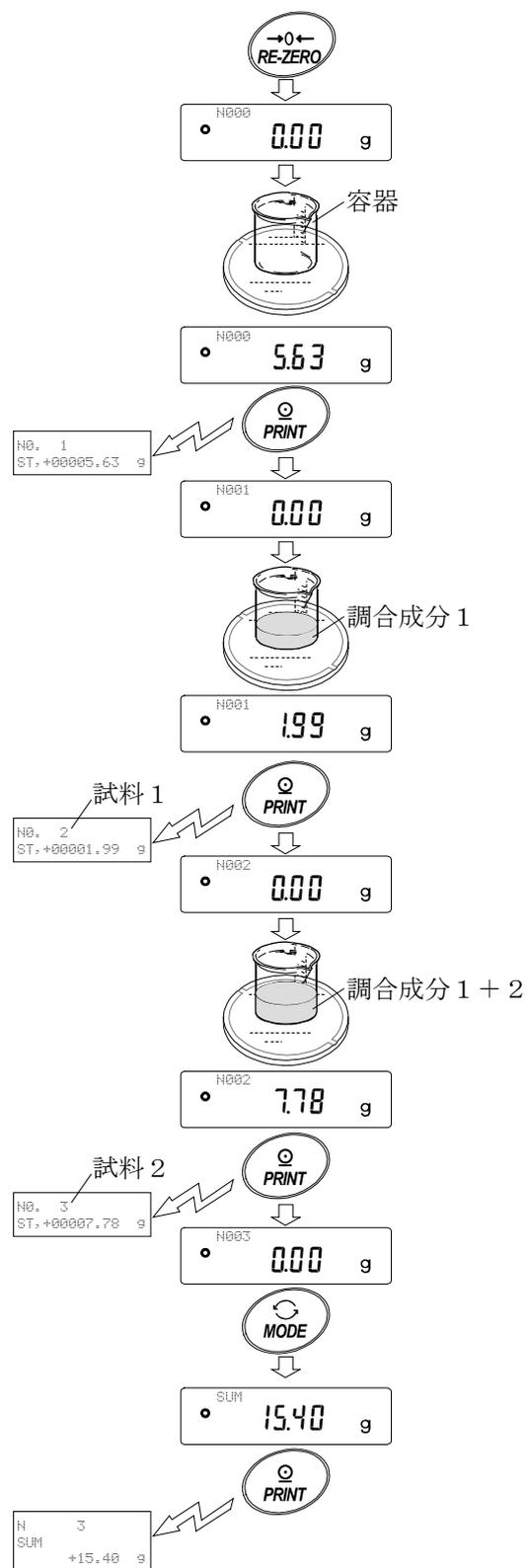


5. 計量スピードの変更

簡単な操作で計量スピードを変更し、天びんを設置した場所の環境（振動や風の影響）に合わせる事ができます。

表示	内容
FAST	応答は速いが、振動や風に弱い。 試料の計り込みに向いています。
MID.	
SLOW	



- ① **MODE** キーを **RESPONSE** が表示されるまで長押し（約2秒間）し、表示したならキーを離します。
- ② **MODE** キーを押して設定を選択します。
（**FAST**、**MID.**または、**SLOW**の何れかを選択します。）
- ③ 放置する、または **PRINT** キーを押すと **End** を表示し計量表示に戻り、一定時間更新した状態を表示します。

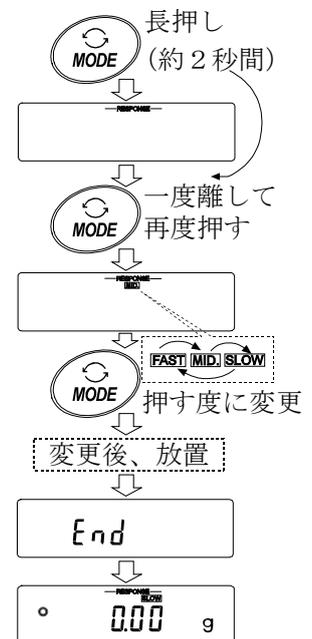

メモ

計量スピードを設定すると、内部設定「環境・表示 (bRSFnc)」の「応答特性 (End)」と「表示書換周期 (SPd)」が下記の表のように変更になります。

表示	End (応答特性)	SPd (表示書換周期)
FAST	0	2 (約20回/秒)
MID.	1	0 (約5回/秒)
SLOW	2	0 (約5回/秒)

上記以外の組み合わせで使用する場合は、内部設定にて個別に設定してください。

6. キャリブレーション（天びんの感度調整／校正）

キャリブレーション（感度調整）

内蔵分銅によるキャリブレーション ----- 内蔵分銅を使ってワンタッチで天びんを校正します。

（FZ-i、FZ-iWPシリーズ）

お手持ちの分銅によるキャリブレーション ---- お手持ちの分銅を使って天びんを校正します。

キャリブレーション・テスト（感度校正）

お手持ちの分銅を使って計量の正確さを確認した結果を出力します。

※調整は行いません。

キャリブレーションの注意

- キャリブレーション時には、付属の小型風防を必ず使用してください。（FZ-iシリーズ／FZ-iWPシリーズ全機種／FX-iシリーズ、FX-iWPシリーズの120／200／300（FX-iは500も含む））
- キャリブレーション中は特に振動、風、温度変化に注意してください。
- キャリブレーションおよびキャリブレーション・テストでは、GLP、GMP等に対応した保守記録の出力が行えます。GLP、GMP等の保守記録を出力するには、内部設定「データ出力（dout）」の「GLP出力（info）」を設定する必要があります。GLP出力にはパソコンまたはオプション・プリンタが必要です。
なお、キャリブレーション・テストは、GLP、GMP等に対応した保守記録の出力を設定しているときのみ有効な機能です。

お手持ちの分銅を使用するときの注意

- キャリブレーションで用いる分銅の正確さがキャリブレーション後の天びんの精度を左右します。
- キャリブレーションやキャリブレーション・テストに使用する分銅は、下の表から選んでください。

機種				使用可能な校正分銅 （お手持ちの分銅）	入力可能な 器差範囲
FZ-120 <i>i</i>	FX-120 <i>i</i>	FZ-120 <i>i</i> WP	FX-120 <i>i</i> WP	100g* 50g	-0.050g～ +0.050g
FZ-200 <i>i</i>	FX-200 <i>i</i>	FZ-200 <i>i</i> WP	FX-200 <i>i</i> WP	200g* 100g 50g (注1)	
FZ-300 <i>i</i>	FX-300 <i>i</i>	FZ-300 <i>i</i> WP	FX-300 <i>i</i> WP	300g* 200g 100g 50 (注1)	-0.50g～ +0.50g
FZ-500 <i>i</i>	FX-500 <i>i</i>			500g* 400g 300g 200g 100g 50g	
FZ-1200 <i>i</i>	FX-1200 <i>i</i>	FZ-1200 <i>i</i> WP	FX-1200 <i>i</i> WP	1000g* 500g	-0.50g～ +0.50g
FZ-2000 <i>i</i>	FX-2000 <i>i</i>	FZ-2000 <i>i</i> WP	FX-2000 <i>i</i> WP	2000g* 1000g 500g (注1)	
FZ-3000 <i>i</i>	FX-3000 <i>i</i>	FZ-3000 <i>i</i> WP	FX-3000 <i>i</i> WP	3000g* 2000g 1000g 500g (注1)	
FZ-5000 <i>i</i>	FX-5000 <i>i</i>			5000g* 4000g 3000g 2000g 1000g 500g	

注1：天びんのソフトウェアバージョン3.10以降で選択が可能です。

*は出荷時設定

表示



「天びんが校正データを取り込んでいるマーク」です。表示しているときは振動や風などを天びんに与えないようにしてください。

ワンタッチ・キャリブレーション (内蔵分銅によるキャリブレーション)

内蔵している校正用分銅を使用して、ワンタッチ操作で天びんを感度調整します。

(F X-*i*シリーズ、F X-*i*WPシリーズには、ワンタッチ・キャリブレーション機能はありません。)

注意 水平器の気泡が、赤い円の中心にくるように足コマを回して天びんの水平を合わせてください。水平調整が不十分であると、ワンタッチ・キャリブレーションの結果に誤差の発生することがあります。

- ① 計量皿上に何も載せずに30分以上、通電してください。
- ② 小型風防を載せて **CAL** キーを押すと **[CAL in]** を表示し、内蔵分銅を使って自動的にキャリブレーションを開始します。周囲の風や振動に注意してください。
- ③ G L P 出力を設定している場合、キャリブレーション後に「感度調整実行記録」を出力します。(内部設定のG L P 出力 (*info*) を参照。)
- ④ キャリブレーションを終了すると自動的に計量表示に変わります。

※ 内蔵分銅について


内蔵分銅も使用環境、経年変化等により質量変化を起こす可能性があります。

F Z-*i* シリーズ、F Z-*i*WP シリーズでは、外部分銅 (お手持ちの分銅) を基準に、内蔵分銅を補正することができます (内蔵分銅の調整)。より適切な計量管理を行うには、外部分銅 (お手持ちの分銅) を利用し、内蔵分銅値を定期的に確認されることをお勧めします。

お手持ちの分銅によるキャリブレーション

お手持ちの校正分銅を使ってキャリブレーションします。(感度調整します)

- ① 計量皿に何も載せずに30分以上通電してください。
- ② **CAL**キーを長押し(約2秒間)します。**[CAL out]**が表示されたら、キーから指を離します。
- ③ 校正分銅(25ページの使用可能な校正分銅)を設定する場合、**SAMPLE**キーを押し④へ進んでください。校正分銅を変更しない場合、⑤へ進んでください。
- ④ 次のキーで校正分銅値を設定します。
 - SAMPLE**キー 全桁点滅(校正分銅の選択)と下2桁点滅(器差の選択)を切り替えます。
 - RE-ZERO**キー (+)、**MODE**キー (-)
使用する校正分銅(全桁点滅時)または器差(下2桁点滅時)を変更します(25ページ参照)。
 - PRINT**キー 変更した校正分銅を登録します。登録した値は電源を切っても記憶しています。
 - CAL**キー 設定を中断します(**[CAL 0]**表示に戻ります)。
- ⑤ 計量皿に何も載せていないことを確認して**PRINT**キーを押してください。ゼロ点を計量します。振動などを加えないでください。
- ⑥ 計量皿に校正分銅を載せ**PRINT**キーを押してください。分銅を計量します。振動などを加えないでください。
- ⑦ 計量皿から分銅を取り除きます。
- ⑧ キャリブレーション後、G L P出力を設定している場合、「感度調整実行記録」を出力します。
- ⑨ 自動的に計量表示に戻ります。
- ⑩ 校正分銅を再度載せて、設定値±2デジットであることを確認します。
入らない場合は、周囲環境に注意して、①からもう一度やり直してください。

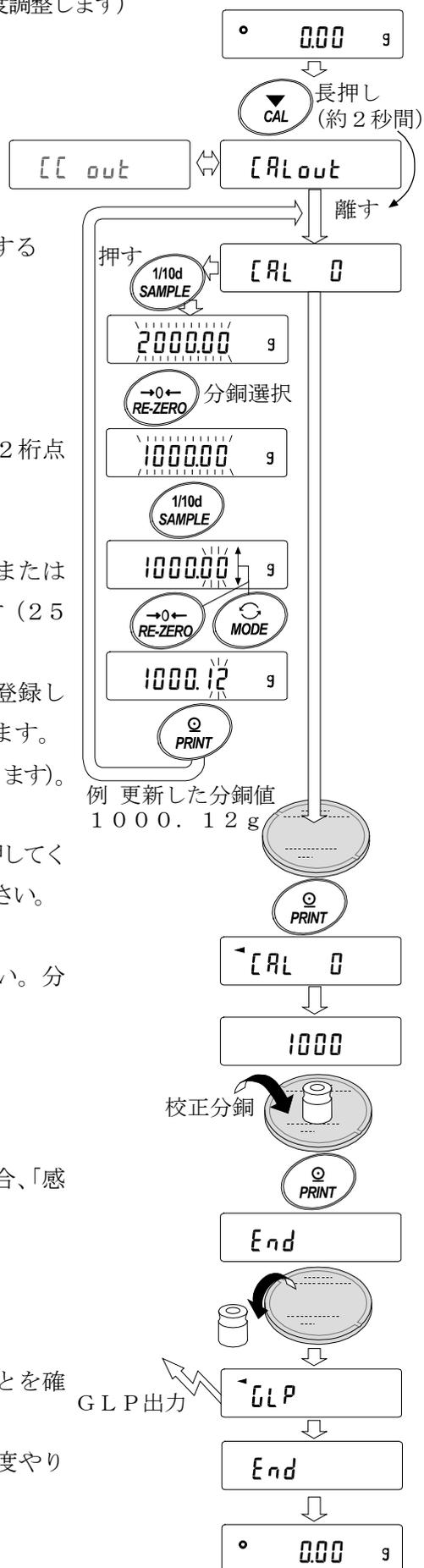


お手持ちの分銅によるキャリブレーション・テスト

校正分銅を使って計量の正確さを確認するとともに、その結果を出力します。

GLPに対応した保守記録の出力を設定しているとき (dout info 1 または 2) にのみ有効な機能です。(校正は行いません)

- ① 計量皿に何も載せずに30分以上通電してください。
- ② **CAL**キーを長押し (約2秒間) します。 **[[out** が表示されたらキーから指を離します。
- ③ 校正分銅 (25ページの使用可能な校正分銅) を設定する場合、 **SAMPLE**キーを押して④へ進んでください。
校正分銅を変更しない場合、⑤へ進んでください。
- ④ 次のキーで校正分銅値を設定します。
 - SAMPLE**キー 全桁点減 (校正分銅の選択) と下2桁点減 (器差の選択) を切り替えます。
 - RE-ZERO**キー (+)、**MODE**キー (-)
使用する校正分銅 (全桁点減時) または器差 (下2桁点減時) を変更します (25ページ参照)。
 - PRINT**キー 変更した校正分銅を登録します。登録した値は電源を切っても記憶しています。
 - CAL**キー 設定を中断します。
(**[[0** 表示に戻ります)
- ⑤ 計量皿に何も載せていないことを確認して **PRINT**キーを押してください。ゼロ点を計量します。振動などを加えないでください。
- ⑥ ゼロ点の計量値を数秒間表示します。計量皿に校正分銅を載せ **PRINT**キーを押してください。分銅を計量します。振動などを加えないでください。
- ⑦ 分銅の計量値を数秒間表示します。
計量皿から分銅を取り除きます。
- ⑧ 「感度校正状態」を出力します。
- ⑨ 自動的に計量表示に戻ります。

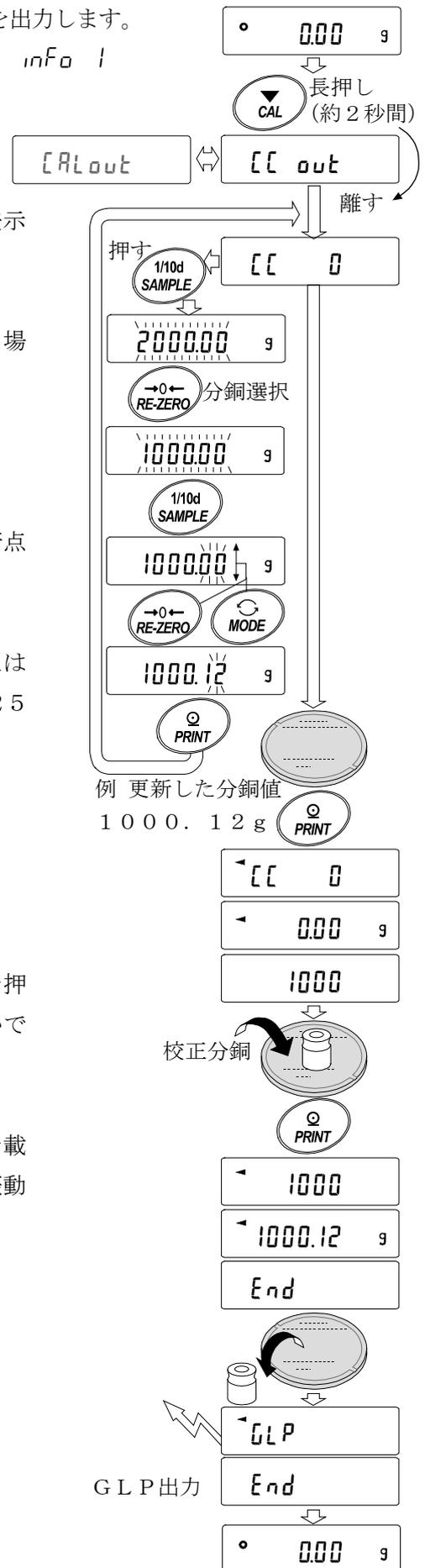


内蔵分銅値の補正 1 (FZ-i シリーズ、FZ-iWP シリーズのみ)

- お手持ちの分銅を基準に内蔵分銅値を補正する方法です。
内蔵分銅にて校正後、お手持ちの分銅を載せて補正量を求め、補正量を天びんに数値入力します。
- 補正の基準値及び補正範囲は下表の通りです。


機種	補正基準値	補正範囲
FZ-120i FZ-200i FZ-300i FZ-500i	100g	±0.050g
FZ-120iWP FZ-200iWP FZ-300iWP FZ-500iWP	200g	
FZ-1200i FZ-2000i FZ-3000i FZ-5000i	1kg	±0.50g
FZ-1200iWP FZ-2000iWP FZ-3000iWP FZ-5000iWP	2kg	

設定方法

- 例では FZ-120iWP でお手持ちの 100.000g の分銅を用いて、+0.003g/100g の補正を行います。お手持ちの分銅が 50g で +0.003g の補正を行う場合は、補正基準値 100g に合わせて補正量は +0.006g となります。

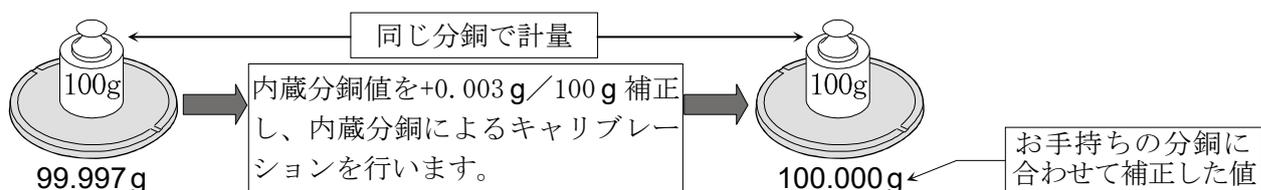

- ① ワンタッチ・キャリブレーションを行った後、お手持ちの分銅を載せて補正值を確認します。
- ② 内蔵分銅値の補正は、出荷時設定では実行できないようになっています。「7. 機能選択と初期化」を参照して、内部設定の変更と内蔵分銅値の補正を可能な状態にしてください。
- ③ 計量モードにて **[SAMPLE]** キーを長押し (約 2 秒間) し、**[bRSFnC]** を表示させます。
- ④ **[LS in 1]** が表示するまで **[SAMPLE]** キーを数回押します。
[LS in 1] の表示がされない場合は、②に従って設定を行ってください。
- ⑤ **[PRINT]** キーを押し、次のキーで選択してください。
[RE-ZERO] キー 補正值を変更 (+1) します。
[MODE] キー 補正值を変更 (-1) します。
[PRINT] キー 登録し、次の項目を表示します。
[CAL] キー キャンセルし、次の項目を表示します。
- ⑥ **[CAL]** キーを押してください。計量表示に戻ります。
- ⑦ **[CAL]** キーを押し、内蔵分銅によるキャリブレーションを行います。
- ⑧ お手持ちの分銅を載せて、正しく補正されたこと (「17.仕様」の「内蔵分銅による調整後の精度」の値以内であることを) 確認してください。正しく補正されない場合、再度補正值を調整してください。

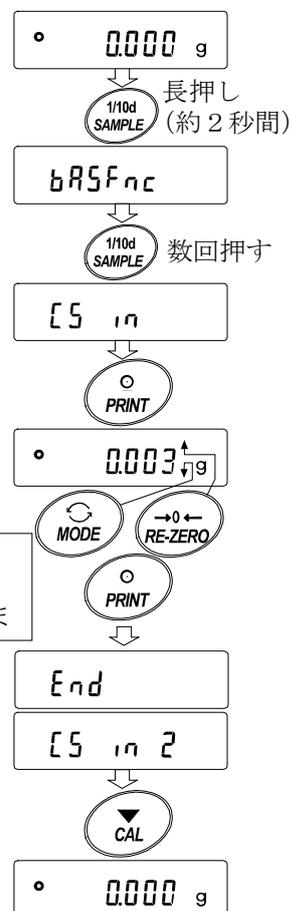

内蔵分銅値の補正 2 (FZ-i シリーズ、FZ-iWP シリーズのみ)

- お手持ちの分銅を基準に内蔵分銅値を補正する方法です。
お手持ちの分銅にて校正後、天びんが自動で内蔵分銅の載せ降ろしを行い、内蔵分銅値を補正します。
- 使用可能な校正分銅は下表の通りです。補正した値はACアダプタを抜いても記憶しています。


機種	使用可能な校正分銅(お手持ちの分銅)	入力可能な器差範囲
FZ-120i FZ-120iWP	100g* 50g	-0.050g ~ +0.050g
FZ-200i FZ-200iWP	200g* 100g 50g (注1)	
FZ-300i FZ-300iWP	300g 200g* 100g 50g (注1)	
FZ-500i	500g* 400g 300g 200g 100g 50g	
FZ-1200i FZ-1200iWP	1000g* 500g	-0.50g ~ +0.50g
FZ-2000i FZ-2000iWP	2000g* 1000g 500g (注1)	
FZ-3000i FZ-3000iWP	3000g 2000g* 1000g 500g (注1)	
FZ-5000i	5000g* 4000g 3000g 2000g 1000g 500g	

注1：天びんのソフトウェアバージョン 3.10 以降で選択が可能です。

* は出荷時設定

設定方法

- ① 内蔵分銅値の補正は、出荷時設定では実行できないようになっています。「7. 機能選択と初期化」を参照して、内部設定の変更と内蔵分銅値の補正を可能な状態にしてください。
- ② 計量モードにて **[SAMPLE]** キーを長押し(約2秒間)し、**[bRSFnC]** を表示させます。
- ③ **[5 in 2]** が表示するまで **[SAMPLE]** キーを数回押します。
[5 in 2] が表示しない場合、①を行います。
- ④ **[PRINT]** キーを押すと、**[CAL 0]** を表示します。
「お手持ちの分銅によるキャリブレーション」を参照してキャリブレーションを行います。
- ⑤ キャリブレーションが終了すると **[End]** が表示されます。分銅を降ろすと **[rEAdY ?]** が表示されます。
分銅を降ろし、小型風防を載せて準備が完了したら **[PRINT]** キーを押します。
- ⑥ **[CAL SET]** 表示となり、自動的に内蔵分銅値の補正を行います。
- ⑦ 内蔵分銅値の調整が終了すると、**[CAL in]** が表示され、調整後の内蔵分銅で自動的にキャリブレーションを行います。
- ⑧ **[End]** が表示され、計量モードに戻ります。
- ⑨ 補正に使用した分銅を載せて正しく補正されたこと(「1.7.仕様」の「内蔵分銅による調整後の精度」の値以内であることを)確認してください。正しく補正されない場合、再度手順②からの作業を行ってください。(補正中は外乱に気をつけてください)

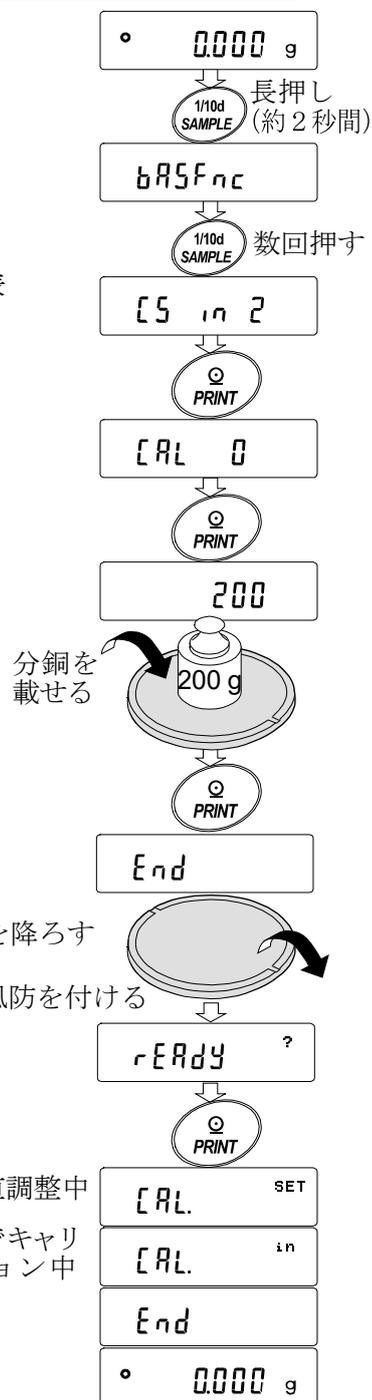

7. 機能選択と初期化

機能選択

天びんは不用意に変更されては困るデータを記憶しています。それらのデータを保護する目的で「機能選択スイッチ」が設けられ、「変更禁止」または「変更可能」を選択できます。「変更禁止」にすると、その機能に入ることができないので、不用意な変更を防げます。


「機能選択のスイッチ」（種類）は、下表の通りです。

	FZ-iシリーズ/FZ-iWPシリーズ	FX-iシリーズ/FX-iWPシリーズ
機能選択のスイッチ	<ul style="list-style-type: none">・内部設定・内蔵分銅によるキャリブレーション（ワンタッチ・キャリブレーション）・お手持ちの分銅によるキャリブレーション・内蔵分銅の値の調整	<ul style="list-style-type: none">・内部設定・キャリブレーション


設定方法

- ① 表示をオフします。
- ② **PRINT**と**SAMPLE**キーを押しながら**ON:OFF**キーを押すと **P5** を表示します。
- ③ **PRINT**キーを押し、次のキーで機能を選択してください。
 - SAMPLE**キー 点滅中の桁（スイッチ）を選択します。
 - RE-ZERO**キー 点滅中のスイッチの状態を選択します。
 - 変更禁止／使用不可
 - ！ 変更可能／使用可能
 - PRINT**キー 登録し、計量表示に戻ります。
 - CAL**キー 操作をキャンセルします。

(FZ-iシリーズ/FZ-iWPシリーズ出荷時の表示)

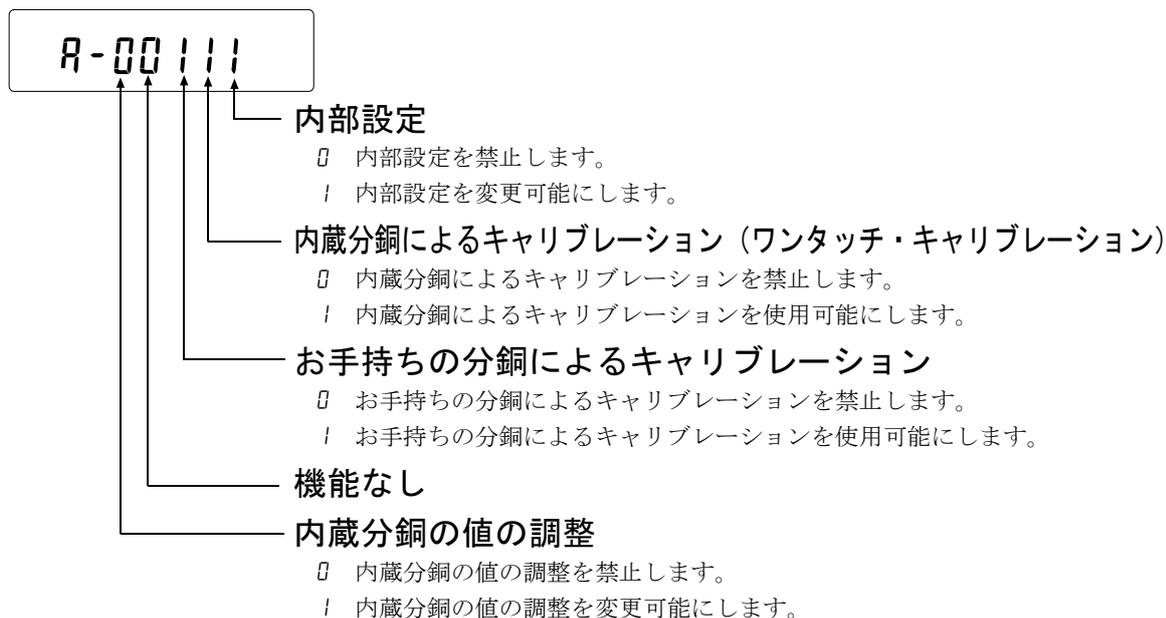

(FX-iシリーズ/FX-i WPシリーズ出荷時の表示)

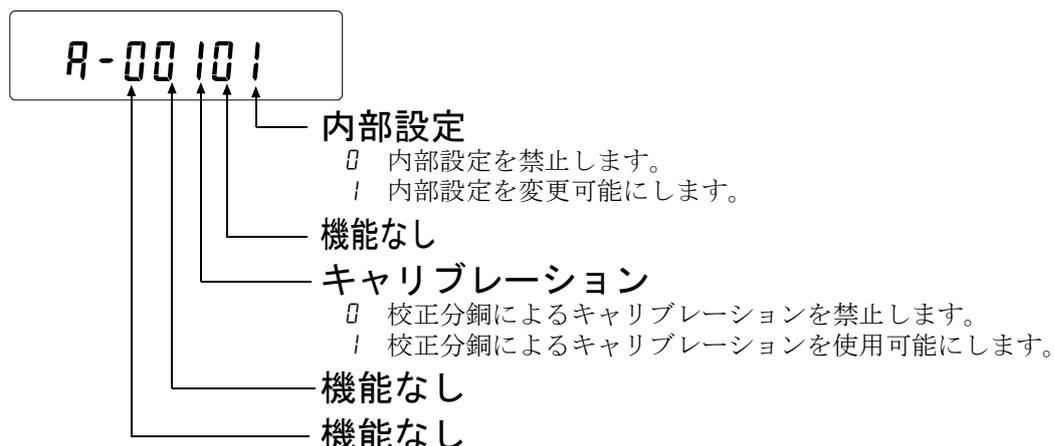

初期化

天びんの各設定値を工場出荷時の値に戻す機能です。


初期化される内容は次の通りです。

- 校正データ
- 内部設定
- 単位質量 (個数モード)、100%質量値 (パーセント計量モード)
- 校正分銅値
- 機能選択の状態
- 統計演算データ
- 内蔵分銅値 (FZ-iシリーズ/FZ-i WPシリーズのみ)

注意 初期化後、必ず校正を実行してください。

設定方法

- ① 表示をオフします。
- ② **PRINT** と **SAMPLE** キーを押しながら **ON:OFF** キーを押すと **PS** を表示します。
- ③ **SAMPLE** キーを押して **[Lr]** の表示にします。
- ④ **PRINT** キーを押して、**[Lr no]** を表示します。
(キャンセルする場合は **CAL** キーを押します。)
- ⑤ **RE-ZERO** キーを押して、**[Lr 00]** を表示します。
- ⑥ **PRINT** キーを押すと初期化を実行します。
実行後、計量表示になります。

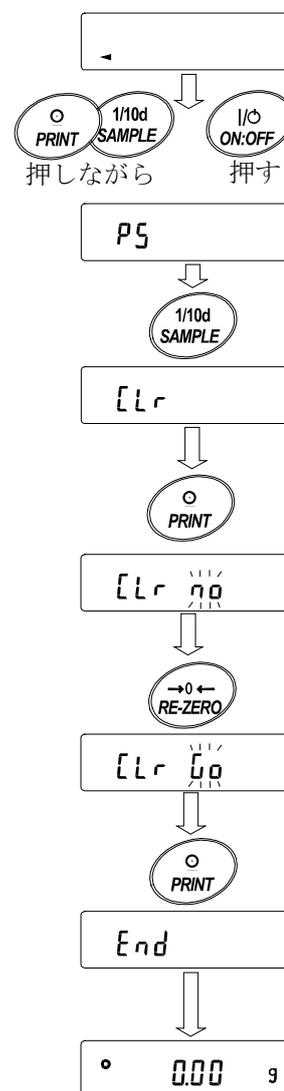


8. 内部設定

内部設定では、天びんの動作機能、通信などの設定および変更ができます。設定値は、ACアダプタを抜いても記憶されています。

内部設定のメニュー構造は、下図の例のように分類項目と設定項目の2層からなり、各設定項目には一つの設定値が登録されています。各設定項目で有効になる設定値は、最後に表示した設定値です。更新した設定値が天びんの動作に反映されるのは、**PRINT**キーを押した後です。

設定例とメニュー構造

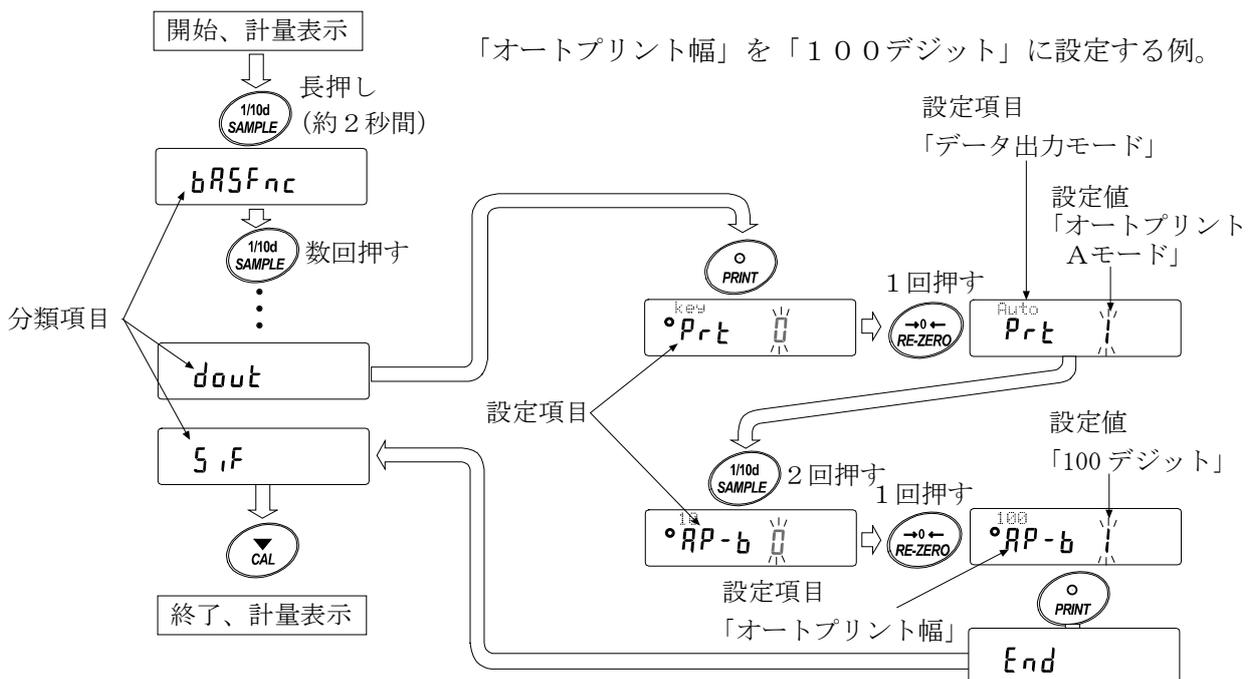

注意 設定と使用条件（使用環境）によっては正しく動作しない場合がありますので、変更内容を確認して変更してください。

内部設定の表示と操作キー

	「○」マークは現在有効になっている設定値に表示されます。
	計量表示で長押し（約2秒間）すると内部設定メニューに入ります。（分類項目を表示）分類項目または、設定項目を選択します。
	設定値を変更します。
	分類項目から設定項目に入ります。 設定値を登録し、次の分類項目に進みます。
	設定項目を表示中は、設定をキャンセルし次の分類項目に進みます。 分類項目を表示中は、内部設定を終了し、計量表示になります。

項目一覧

分類項目	設定項目	設定値	内容・用途			
bRSFnc 環境・表示	[ond 応答特性	0	応答が速い、振動に弱い	FAST	ホールドオン機能(Hold 1)のとき、平均化時間の設定と兼用。	
		1		MID.		
		2	応答が遅い、安定した表示	SLOW		
	St-b 安定検出幅	0	厳密に判定 (±1 デジット)	↕		一定時間内の計量表示の変動幅が基準値未満なら安定マークを表示。ホールドオン機能(Hold 1)のとき、平均化幅の設定と兼用。
		1				
		2	緩やかな判定 (±3 デジット)			
	Hold ホールド機能	0	オフ	動物計量時、安定時に表示をホールドする機能。オン時ANIMAL点灯。		
		1	オン			
	trc ゼロトラック	0	オフ	ゼロ点を追尾して表示をゼロに保つ機能。		
		1	通常			
		2	少し強い			
	SPd 表示書換周期	0	5 回/秒	表示の更新周期。		
		1	10 回/秒			
		2	20 回/秒			
Pnt 小数点	0	. (ポイント)	小数点の形状。			
	1	, (カンマ)				
P-on オートパワーオン	0	オフ	ACアダプタを接続すると計量モードからスタートする。			
	1	オン				
POFF オートパワーオフ	0	オフ	10 分間操作しないと、自動的に表示オフする。			
	1	オン (10 分)				
rnG 計量スタート時の最小表示	0	表示する				
	1	表示しない				
bEEP ビープ	0	鳴らさない	キー操作時のビープ音			
	1	鳴らす				
[L Add * 時計			「日付・時刻の確認と設定方法」を参照。		日付・時刻の確認・調整をする。日付・時刻はGLP出力時に使用されます。	
[P Fnc コンパレータ	[P コンパレータ モード	0	比較しない			
		1	安定時・オーバ時に比較する (ゼロ付近を除く)			
		2	安定時・オーバ時に比較する (ゼロ付近を含む)			
		3	常に比較する (ゼロ付近を除く)			
		4	常に比較する (ゼロ付近を含む)			
	bEP_ LOブザー	0	オフ			
		1	オン			
bEP- OKブザー	0	オフ				
	1	オン				
bEP~ HIブザー	0	オフ				
	1	オン				

* はFZ-iシリーズ/

FZ-i WPシリーズのみ

■ は出荷時設定です。

分類項目	設定項目	設定値	内容・用途	
[P H] 上限値の設定			「コンパレータの解説」を参照。	
[P L] 下限値の設定				
dout データ出力	Prt データ出力モード	0	キーモード	安定表示のとき [PRINT] キーでデータ出力する。
		1	オートプリント Aモード (基準=ゼロ点)	ゼロ点から RP-P と RP-b による範囲を越え安定表示したときデータ出力する。
		2	オートプリント Bモード (基準=前回の安定値)	基準より RP-P と RP-b による範囲を越え安定表示したときデータ出力する。
		3	ストリームモード	連続してデータを出力する。
		4	キーモード B (即時)	[PRINT] キーで、安定・非安定に関わらずデータ出力する。
		5	キーモード C (安定時)	[PRINT] キーで、安定であれば即時、非安定であれば安定後データ出力する。
		6	インターバル出力モード	インターバル出力モードを使用する。
	RP-P オートプリント極性	0	プラスのみ	表示が基準より大きい。
		1	マイナスのみ	表示が基準より小さい。
		2	両極性	基準との大小に関係なく。
	RP-b オートプリント幅	0	10デジット	基準と表示との差分を指定。
		1	100デジット	
		2	1000デジット	
	int インターバル時間	0	表示書換え毎	インターバル出力モードを使用するときのインターバル時間を設定する。 (Prt 5 のときの設定)
		1	2秒毎	
		2	5秒毎	
		3	10秒毎	
		4	30秒毎	
		5	1分毎	
		6	2分毎	
		8	10分毎	
	S-ID IDナンバ付加	0	行わない	データ出力時、IDナンバの出力の選択。
		1	行う	
	S-TD * 時刻・日付付加	0	日付・時刻を出力しません。(出荷時設定)	
		1	時刻を出力します。	
		2	日付を出力します。	
		3	日付・時刻を出力します。	
	PUSE データ出力間隔	0	空けない	出力の間隔を選択します。
		1	1.6秒空ける	
	Rt-F オートフィード	0	行わない	データ出力後の自動紙送りの選択。
1		行う		
info GLP出力	0	出力しない	GLPに関する出力方法の選択。	
	1	AD-8121フォーマット		
	2	汎用フォーマット(内蔵の時計を出力)		
Rr-d データ出力後のオートゼロ	0	行わない	データ出力後、自動でリゼロをかける機能。	
	1	行う		

* はFZ-iシリーズ／

FZ-i WPシリーズのみ

■ は出荷時設定です。

分類項目	設定項目	設定値	内容・用途		
5 iF シリアルイン タフェース	bPS ボーレート	0	600bps		
		1	1200bps		
		2	2400bps		
		3	4800bps		
		4	9600bps		
		5	19200bps		
	bPr ビット長、パ リティ	0	7ビットEVEN		
		1	7ビットODD		
		2	8ビットNONE		
	ErLF ターミネータ	0	CR LF	CR : ASCII コード 0Dh	
		1	CR	LF : ASCII コード 0Ah	
	tYPE データフォーマット	0	A&D標準フォーマット		
		1	DPフォーマット		
		2	KFフォーマット		「データフォーマットの解説」 を参照。
3		MTフォーマット			
4		NUフォーマット			
5	CSVフォーマット				
t-UP コマンドタイムアウト	0	制限なし	コマンド受信中の待ち時間を選択。		
ErEd AK、エラーコード	0	出力しない			
	1	出力する	AK : ASCII コード 06h		
Unit 単位 (モード) 登録	g	グラム			
	FCS	個数		「単位登録の解説」を参照。	
	%	パーセント			
	ct	カラット			
	mm	もんめ			
id IDナンバの設定	「9. GDPとIDナンバ」を参照。				
AP Fnc アプリケー ション	APF アプリケーション 機能	0	通常計量モード		
		1	ひょう量インジケータ		
		2	統計演算機能		
	StRF 統計表示出力選択	0	データ数、合計		
		1	データ数、合計、最大、最小、範囲 (最大-最小)、平均		
		2	データ数、合計、最大、最小、範囲 (最大-最小)、平均、標準偏差、変動係数		
		3	データ数、合計、最大、最小、範囲 (最大-最小)、平均、標準偏差、変動係数、相対誤差		

* はFZ-iシリーズ／

FZ-i WPシリーズのみ

■ は出荷時設定です。

分類項目	設定項目	設定値	内容・用途	
Locfnc	PASS	0	オフ	「11. パスワードロック機能」を参照。
		1	オン (計量作業を制限)	
		2	オン (基本計量は可能)	
	Loc no.	Admin	管理者パスワード入力	
		USER01 ~ USER10	ユーザ1 パスワード入力 ユーザ10 パスワード入力	
[5 in 1]* 内蔵分銅値の補正1		「6. キャリブレーション」を参照。	「機能選択」と関連します。通常は表示しません。	
[5 in 2]* 内蔵分銅値の補正2				

* はFZ-iシリーズ/
FZ-i WPシリーズのみ

■ は出荷時設定です。

「デジット」は、最小表示の単位。

注意 ボーレートによっては、表示書換ごとのデータを全て出力できない場合があります。

環境・表示の解説

応答特性 (Cond) の特性と用途

- ↑
Cond 0 荷重の変動に対し鋭敏に表示が反応します。
 粉末や液体の計り込み、きわめて軽い試料の計量や、計量値の安定度よりも作業能率を優先する場合、設定値を小さくします。設定後 **FAST** と表示されます。
- ↓
Cond 2 荷重の変動に対してゆっくりと表示が変化します。
 使用環境等により計量値が安定しにくい場合、設定値を大きくします。設定後 **SLOW** と表示されます。
 ※ホールド機能をオンしている場合は、平均化時間の設定を兼ねます。

安定検出幅 (St-b) の特性と用途

計量値が安定したと判定するための設定です。一定時間内の計量値の変動幅が設定値以下になると安定マークを表示し計量値の出力を行います。この設定はオートプリントに影響します。

- ↑
St-b 0 計量値が十分安定しないと安定マークを表示せず、少しの計量値の変動でも安定マークが消えます。
 厳密に計量する場合、設定値を小さくします。
- ↓
St-b 2 荷重の微小微動に対して反応しにくくなります。
 使用環境等により計量値が安定しにくい場合、設定値を大きくします。
 ※ホールド機能をオンしている場合は、平均化幅の設定を兼ねます。

ホールド機能 (Hold) の特性と用途 (動物計量)

動いている動物などを計量するための機能です。計量値がゼロから一定範囲 (動物計量範囲) 以上で、変動が「平均化幅」以内で一定時間 (「平均化時間」) 経過したとき処理中マークを点灯させ、そのときの平均値を計量結果として固定表示します。計量した動物を降ろすと、自動的に表示がゼロになります。設定をオン「1」にして単位が個数モード以外のときに機能します。(動物計量マーク **ANIMAL** 点灯) 平均化時間と平均化幅は内部設定「応答特性 (Cond)」と「安定検出幅 (St-b)」で設定します。

動物計量範囲				平均化時間		平均化幅		
FZ/FX シリーズ	120i	120i WP	0.200g 以上	Cond 0	2秒(能率優先)	St-b 0	平均化幅 小	
	200i	200i WP		Cond 1	4秒	↑↓	St-b 1	↑↓
	300i 500i	300i WP		Cond 2	8秒(正確さ優先)		St-b 2	
FZ/FX シリーズ	1200i	1200i WP	2.00g 以上					
	2000i	2000i WP						
	3000i 5000i	3000i WP						

ゼロトラック (trc) の特性と用途

表示がゼロのとき、使用環境の影響等によりゼロ点が微小変動する場合、自動的にゼロ点を追尾してゼロ表示を維持する機能です。計量値が数デジットの場合、ゼロトラックをオフにしたほうが正確に計量できます。「デジット」は、最小表示の単位。

- ↑
trc 0 ゼロトラックを使用しない。「例 計量値が 0.02 g の場合、trc 0 に設定する」
- ↓
trc 1 ゼロトラックを使用する。ゼロ点の追尾は通常
2 " ゼロ点の追尾は少し強い
3 " ゼロ点の追尾は強い

表示書換周期 (SPd) の解説

表示の更新速度 (書換周期) の設定です。この設定は「ボーレート」、「データ出力間隔」等とともにストリームモードの動作状態に影響します。

※この設定は、計量スピードの変更により自動で選択されます。

小数点 (Pnt) の解説

表示および出力の小数点の形状を選択します。

オートパワーオン (P-on) の解説

ACアダプタから電源を投入したとき、**ON:OFF** キーを押さなくても自動的に計量表示になる設定です。天びんを自動機器に組み込んでいる場合などに使用します。ただし、正しく計量するには電源投入後30分以上の通電が必要です。

オートパワーオフ (P-off) の解説

電源がオンの状態で一定時間 (約10分間)、何も操作されない状態が続くと自動的に表示のみをオフとする機能です。

データ出力の解説

内部設定「データ出力モード (Prt)」は、RS-232Cへデータを出力するときの動作に適用されます。

キーモード

安定マークを表示しているとき、**PRINT** キーを押すと計量値を1回出力します。

このとき表示を1回点減させ出力したことを知らせます。

必要な設定 *dout* *Prt 0* キーモード

オートプリント Aモード

計量値が基準の「ゼロ表示」より「オートプリント極性」と「オートプリント幅」で指定した範囲を越え、かつ安定マークを表示したとき、計量値を1回出力します。また、安定マークを表示しているとき、**PRINT** キーを押すと計量値を1回出力します。このとき表示を1回点減させ出力したことを知らせます。

使用例 「データ出力後のオートリゼロ *Rrd-1* に設定し、試料を追加するたびに計量値を出力する。(試料を取り去るたびに計量値を出力する。)」

必要な設定 *dout* *Prt 1* Aモード。
 dout *RP-P* オートプリント極性。
 dout *RP-b* オートプリント幅。
 dout *Rrd-1* オートリゼロ。

オートプリント Bモード

計量値が基準の「直前の安定マークを表示した値」より「オートプリント極性」と「オートプリント幅」で指定した範囲を越え、かつ安定マークを表示したとき、計量値を1回出力します。

また、安定マークを表示しているとき、**PRINT**キーを押すと計量値を1回出力します。このとき表示を1回点滅させ出力したことを知らせます。

使用例 「計量物を追加しながら計量値を出力する。」

必要な設定	<i>dout</i>	<i>Prnt 2</i>	Bモード。
	<i>dout</i>	<i>RP-P</i>	オートプリント極性。
	<i>dout</i>	<i>RP-b</i>	オートプリント幅。

ストリームモード

安定マークの状態に関わらず、表示書換ごとに計量値を出力します。このとき、表示は点滅しません。

使用例 「パソコンで計量値を常時モニタする。」

必要な設定	<i>dout</i>	<i>Prnt 3</i>	ストリームモード。
	<i>bRSFnc</i>	<i>SPd</i>	表示書換周期。
	<i>S iF</i>	<i>bPS</i>	ボーレート。

注意 ボーレートと表示書換周期によっては、データを全て出力できない場合があります。ボーレートを速くしてください。

キーモード B

PRINTキーを押すと、安定マークの状態に関わらず、即時、計量値を出力します。このとき、表示は点滅しません。

必要な設定 *dout* *Prnt 4* キーモードB

キーモード C

PRINTキーを押すと、安定マークが表示していれば、即時、計量値を出力します。安定マークが表示していなければ、安定マークが表示されたときに、計量値を出力します。このとき表示を1回点滅させ出力したことを知らせます。

必要な設定 *dout* *Prnt 5* キーモードC

インターバル出力モード

定期的に計量データを出力します。

PRINTキーを押すと、出力を開始し、インターバル時間毎に出力します。再び**PRINT**キーを押すと、出力を停止します。

使用例 「定期的に計量値を出力する。」

必要な設定	<i>dout</i>	<i>Prnt 6</i>	インターバル出力モード。
	<i>dout</i>	<i>int</i>	インターバル時間。

注意 ボーレートとインターバル時間によっては、データを全て出力できない場合があります。ボーレートを速くしてください。



データフォーマットの解説

内部設定「シリアルインタフェース (SIF)」の「データフォーマット (TYPE)」による計量データの出力フォーマットと計量データに付加されるデータフォーマットの解説です。

A & D標準フォーマット SIF TYPE 0

周辺機器と接続する標準フォーマットです。AD-8121BはMODE1、MODE2を使用します。

- ・ 1データは15文字（ターミネータを含まず）固定です。
- ・ 最初に2文字のヘッダがあり、データの種類・状態を示します。
- ・ データは符号付きで、上位の不要なゼロも出力します。
- ・ データがゼロのとき、極性はプラスです。
- ・ 単位は3文字で表します。

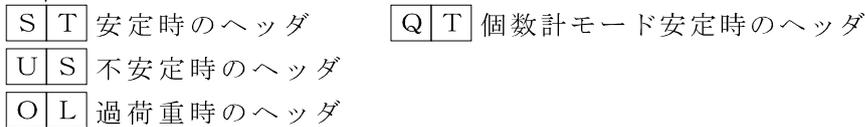
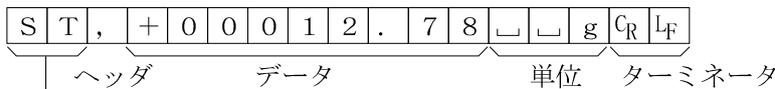


DPフォーマット (ダンプ プリント) SIF TYPE 1

AD-8121BはMODE3を使用します。

AD-8127はダンプ印字モードを使用します。



- ・ 1データは16文字（ターミネータを含まず）固定です。
- ・ 計量オーバ以外は最初に2文字のヘッダがあり、データの種類・状態を示します。
- ・ 計量オーバでもゼロでもない計量値には、数値の前に極性が付きます。
- ・ データの上位の不要なゼロはスペースとなります。
- ・ 単位は3文字で表します。

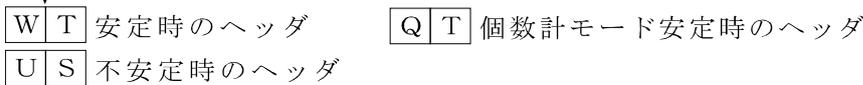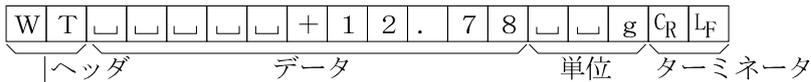

KFフォーマット SIF TYPE 2

カールフィシャー水分計用フォーマットです。



- ・ 1データは14文字（ターミネータを含まず）固定です。
- ・ ヘッダはありません。
- ・ 計量オーバでもゼロでもない計量値には、数値の前に極性が付きます。
- ・ データの上位の不要なゼロはスペースとなります。
- ・ 安定時には単位を出力します。不安定時には単位を出力しません。

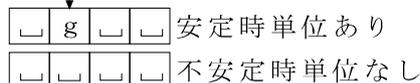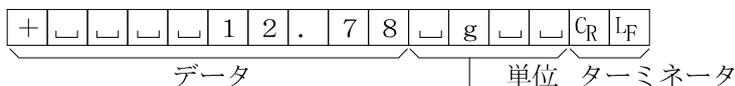

MTフォーマット 5 iF tYPE 3

上記以外のフォーマットを使用したい場合選択してください。


- データが負数のときのみ符号があります。
- 2文字のヘッダがあります。
- データの上位の不要なゼロはスペースとなります。
- 1データの文字数は単位の文字数で変わります。

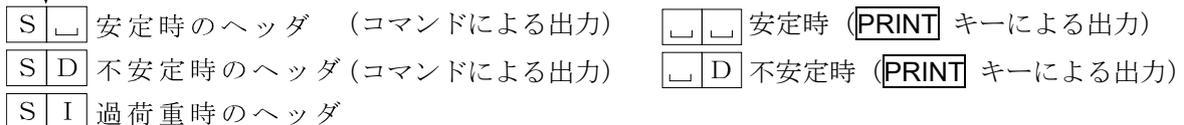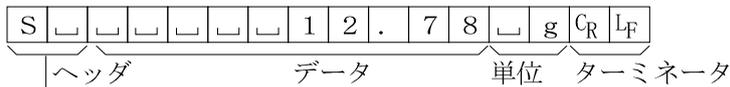

NUフォーマット 5 iF tYPE 4

数値のみ出力するフォーマットです。


- データは9桁 (ターミネータを含まず) 固定です。
- 極性1桁、数値8桁の構成です。
- 上位の不要なゼロも出力します。
- ゼロの場合、正極性です。

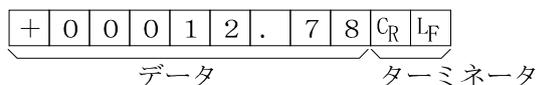

CSVフォーマット 5 iF tYPE 5

A&D標準フォーマットのデータ部と単位部を“,”で区切ったものです。オーバ時も単位が付きます。

ST, +00012.78, □ □ g<CR><LF>
└──────────┘
計量値

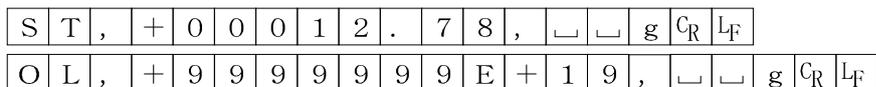


IDナンバ dout 5-td 1または3

天びんの識別番号です。7桁固定です。



日付 dout 5-td 2または3

年/月/日の順番は設定によります (「[L Add]」参照)。年は4桁で出力します。

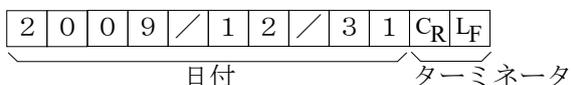


単位（モード）登録の解説

内部設定「単位登録 (Unit)」は、以下の手順で変更することができます。単位の順番を変更するときや必要のない単位を表示させない場合に使用します。

単位（モード）は、計量表示のとき **MODE** キーで選択できます。

設定手順

- ① **SAMPLE** キーを押し続け、**bRSFnc** の表示にします。
- ② **SAMPLE** キーを数回押して、**Unit** の表示にします。
- ③ **PRINT** キーを押します。
- ④ 次のキーで必要な単位 (**g**、**PCS**、**%**、**ct** および **mom**) を表示させる順番に **RE-ZERO** キーで、指定していきます。
SAMPLE キー 単位を選択します。
RE-ZERO キー 単位を指定し、**°** を表示します。
- ⑤ **PRINT** キーを押して登録します。**End** を表示後、次項目の表示になります。
- ⑥ **CAL** キーを押すと、最初に指定した単位の計量表示になります。

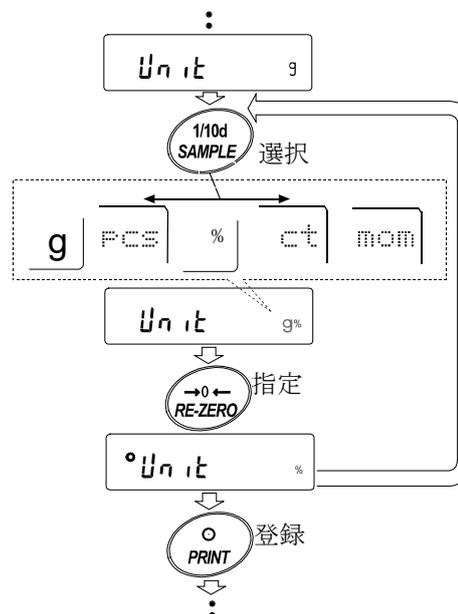

※ 上記、手順④で最初に指定した単位が、電源投入時の単位になります。

※ 「カラット」は、宝石類を計量するときの単位で、1カラット=0.2gです。

「もんめ」は、真珠を計量するときの単位で、1もんめ=3.75gです。

アプリケーションの解説

統計演算機能 (APF 2) の解説

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能です。

詳しくは、18ページの「統計演算機能」を参照してください。

ひょう量インジケータ (APF 1) の解説

ひょう量インジケータは、通常の計量では荷重とひょう量の関係をパーセントで表示します (ゼロ 0%、ひょう量 100%)。

日付・時刻の確認と設定方法 (FZ-i/FZ-i WPシリーズのみ)

FZ-i/FZ-i WPシリーズには日付・時刻機能が内蔵されています。内部設定「データ出力 (dout)」にて、GLP出力 (info) を選択した場合に、GLP出力、見出し、終了に日付・時刻が付加されます。

このモードでは日付・時刻の確認と設定を行うことができます。

(FX-i/FX-i WPシリーズでは日付・時刻の確認と設定は使用できません。)

- ① 計量モードにて **SAMPLE** キーを押し続け、**bRSFnc** を表示させます。
- ② **SAMPLE** キーを押して、**[L Add]** を表示させます。
- ③ **PRINT** キーを押すと、時刻・日付の確認と設定を行うモードに入ります。

日付の確認

- ④ 現在の日付が表示されます。
 - ・日付が合っており、時刻の確認が不要の場合は **CAL** キーを押してください。手順⑧に進みます。
 - ・日付が合っており、時刻の確認をする場合は **SAMPLE** キーを押してください。手順⑥に進みます。
 - ・日付を変更する場合、**RE-ZERO** キーを押してください。手順⑤に進みます。

日付の設定 (一部の桁の点滅)

日付を設定する前に年、月、日の表示順を選択します。


RE-ZERO キーで、YMD/MDY/DMYいずれかを選択できます。

SAMPLE キーを押すと、日付が点滅変更が可能になります。

- ⑤ 下記キーで日付を決定してください。

(年は西暦下2桁で設定します。2009年の場合は「09」です。)

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| RE-ZERO キー | 点滅桁の数値を変更 (+1) します。 |
| MODE キー | 点滅桁の数値を変更 (-1) します。 |
| SAMPLE キー | 点滅桁を移動します。 |
| PRINT キー | 新たに設定された日付を登録します。 |
| | End 表示後、手順⑥に進みます。 |
| CAL キー | 設定された日付をキャンセルし、手順⑥に進みます。 |

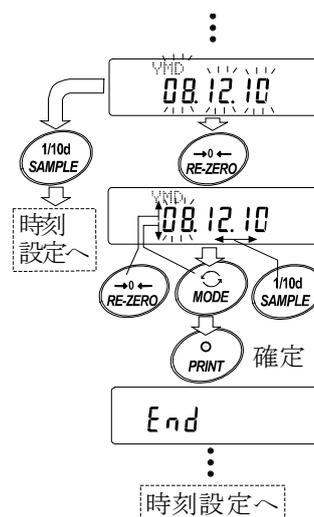


時刻の確認

- ⑥ 現在の時刻が表示されます。(全桁点滅)
 - ・時刻が合っており、日付の再確認が不要な場合は **CAL** キーを押してください。手順⑧に進みます。
 - ・時刻が合っており、日付の再確認をする場合は **SAMPLE** キーを押してください。手順④に進みます。
 - ・時刻を変更する場合、**RE-ZERO** キーを押してください。手順⑦に進みます。

時刻の設定

⑦ 下記のキーで時刻を設定してください。(24 時間制)

- | | |
|-------------------|---|
| RE-ZERO キー | 点滅桁の数値を変更 (+1) します。 |
| MODE キー | 点滅桁の数値を変更 (-1) します。 |
| SAMPLE キー | 点滅桁を移動します。 |
| PRINT キー | 新たに設定された時刻を登録します。
End 表示後、手順⑧に進みます。 |
| CAL キー | 設定された時刻をキャンセルし、手順④に進みます。 |

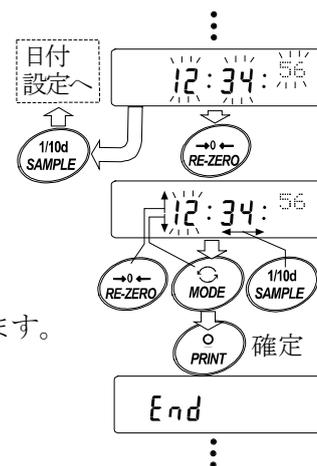

確認・設定終了

⑧ 内部設定の次の項目 **[PFnc]** が表示されます。

CAL キーを押すと終了です。

注意 不正な値 (存在しない日付) は設定しないでください。

時計のバックアップ電池が切れると **rtc PF** 表示になります。 **rtc PF** 表示の場合、どれかのキーを押し、日付・時刻の設定を行ってください。時計のバックアップ電池が切れても時計機能以外には影響しません。また、時計機能は天びんが通電されていれば、正常に動作します。

コンパレータの解説

コンパレータの結果は **HI** **OK** **LO** で表示します。比較の適用範囲には次の5種類があります。

「比較しない」

「安定時・オーバ時に比較する（ゼロ付近を除く）」

「安定時・オーバ時に比較する（ゼロ付近を含む）」

「常に比較する（ゼロ付近を除く）」

「常に比較する（ゼロ付近を含む）」

比較の基準は「上限値と下限値」です。

各値の入力方法は「デジタル入力」です。

内部設定「コンパレータ ([P Fnc])」を参照してください。

ゼロ付近とは、最小表示の±10デジット以内です。例えば、FX-3000i でグラム表示の場合は、±0.10g 以内がゼロ付近となります。

設定例（ゼロ付近を除き常に比較、上下限値のデジタル入力）

比較方法の選択（適用範囲と比較基準、値の入力）

- ① **SAMPLE** キーを押し続けて内部設定モードの **bASFnC** を表示させます。
- ② **SAMPLE** キーを数回押して、**[P Fnc]** の表示にします。
- ③ **PRINT** キーを押します。
- ④ **RE-ZERO** キーを数回押して、**[P 3]** の表示にします。
- ⑤ **PRINT** キーを押すと、選択した方法を登録します。

上限値の入力

- ⑥ **[P Hi]** を表示しているとき、**PRINT** キーを押してください。現在設定されている上限値を表示します（全点減）。設定値を変更する必要がない場合 **PRINT** または **CAL** キーを押してください。⑦に進みます。

設定値を変更する場合、**RE-ZERO** キーを押し、次のキーで変更・登録します。

- | | |
|-------------------|----------------|
| SAMPLE キー | 点減する桁を移動します。 |
| RE-ZERO キー | 点減する桁の値を変更します。 |
| MODE キー | 極性反転します。 |
| PRINT キー | 登録し、⑦へ進みます。 |
| CAL キー | キャンセルし、⑦へ進みます。 |

下限値の入力

- ⑦ **[P Lo]** を表示しているとき、**PRINT** キーを押すと、現在設定されている下限値を表示します（全点減）。設定値を変更する必要がない場合 **PRINT** または **CAL** キーを押してください。⑧に進みます。設定値を変更する場合は、**RE-ZERO** キーを押し、次のキーで変更・登録します。

- | | |
|-------------------|----------------|
| SAMPLE キー | 点減する桁を移動します。 |
| RE-ZERO キー | 点減する桁の値を変更します。 |
| MODE キー | 極性反転します。 |
| PRINT キー | 登録し、⑧へ進みます。 |
| CAL キー | キャンセルし、⑧へ進みます。 |

- ⑧ **CAL** キーを押すと、計量表示に戻ります。

9. GLPとIDナンバ

主な用途

- GLPは、「医薬品の安全性試験の実施に関する基準」(Good Laboratory Practice)です。GMPは、「製造管理および品質管理規則」(Good Manufacturing Practice)です。GLP/GMP等に対応したデータ出力をRS-232Cからオプション・プリンタやパソコンへ出力できます。
- GLPに対応したデータ出力には、天びんメーカー名(A&D)、機種名、シリアルナンバ、IDナンバおよびサイン欄を含みます。キャリブレーションおよびキャリブレーション・テストでは、使用分銅および結果を含みます。
AD-8127を使用すれば、AD-8127のカレンダー機能により、日付、時刻を印字できます。
- RS-232Cから次のGLPに対応したデータを出力できます。
 - ・校正実行記録(内蔵分銅によるキャリブレーション時)
 - ・校正実行記録(キャリブレーション時の出力)
 - ・校正状態(キャリブレーション・テストの出力)
 - ・一連の計量値をわかりやすく管理するための区切り(「見出し」、「終了」)
- IDナンバは、天びんの保守管理のとき天びんの識別ナンバとして使用できます。
- IDナンバは、ACアダプタを外しても保持され、新たに登録するまで有効です。

IDナンバの設定

- ① **SAMPLE**キーを押し続け、内部設定モードに入り**bRSFnC**の表示にします。
- ② **SAMPLE**キーを数回押して、**id**の表示にします。
- ③ **PRINT**キーを押すと、次のキーでIDナンバを入力できます。
 - SAMPLE**キー 点滅する桁を移動します。
 - RE-ZERO**キー、**MODE**キー 点滅する桁の文字を変更します。「表示の対応表」を参照。
 - PRINT**キー 変更を登録し、**RP FnC**を表示します。
 - CAL**キー 変更をキャンセルし、**RP FnC**を表示します。
- ④ **RP FnC**の表示のとき、**CAL**キーを押すと計量表示に戻ります。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	┌	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	┌	A	B	C	d	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
← MODE キー												┌ Space																RE-ZERO キー →											

GLP出力

GLPデータを出力するためには内部設定「AD-8121用フォーマット (info 1)」または「汎用フォーマット (info 2)」に設定します。

注意 プリンタに出力する場合

- ・接続に関しては「13. RS-232Cインターフェース」の「周辺機器との接続」を参照してください。
- ・コンパクトプリンタAD-8121BはMODE3を使用します。
- ・マルチプリンタAD-8127はダンプ印字モードを使用します。外部キー印字モードで計量値を印字していた場合、AD-8127の[ENT]キーを長押し(約2秒間)することで外部印字モードとダンプ印字モードを切り替えられます。
- ・天びんの内部設定「データ出力間隔(PULSE)」を「1」に設定します。
- ・出力データに含まれる日付・時刻が合っていない場合は、FZ-iシリーズ/FZ-iWPシリーズでは天びん内部設定(ELAdj)、FX-iシリーズ/FX-iWPシリーズではAD-8121BまたはAD-8127の日付・時刻の調整を行ってください。
- ・info 3の設定は、天びんのソフトウェアバージョン4.310以降で設定可能です。

内蔵分銅によるキャリブレーション時の出力

内蔵分銅を使って天びんを校正したときのGLP出力です。

内部設定 info 1 の場合

AD-8121フォーマット

```

          A & D
MODEL    FZ-3000i
S/N      01234567
ID       ABCDEFG
DATE     2008/12/31
TIME     12:34:56
CALIBRATED(INT.)
REMARKS

SIGNATURE
-----

```

内部設定 info 2 の場合

汎用フォーマット

```

          A_&_D<TERM>
MODEL    FZ-3000i<TERM>
S/N      01234567<TERM>
ID       ABCDEFG<TERM>
DATE<TERM>
          2008/12/31<TERM>
TIME<TERM>
          12:34:56<TERM>
CALIBRATED (INT.)<TERM>
REMARKS<TERM>
<TERM>
<TERM>
SIGNATURE<TERM>
<TERM>
<TERM>
-----<TERM>
<TERM>
<TERM>

```

□スペース、ASCII 20h。

<TERM>ターミネータ、CR LF または CR。


CR キャリッジリターン、ASCII 0Dh。

LF ラインフィード、ASCII 0Ah。

外部機器の時計データを出力 “info 3”

GLP/GMP等に対応したデータを出力する際に内部設定 info 3に設定することで天びんに内蔵の時計データではなく、PCやプリンタなどの外部機器の時計データを使用できます。時計データを外部機器の時計機能で統一したい場合に使用します。

- 注意
- ・外部機器の時計データ出力は、時計機能を持っており、<ESC>D、<ESC>Tを受けて時刻・日付を出力できる機器が対象となります。(マルチプリンタ AD-8127やデータ通信ソフトRsCom [WinCT]など)
 - ・データメモリ機能のキャリブレーション履歴の保存では info 3に設定した場合でも天びん内部の時計データが保存されます。

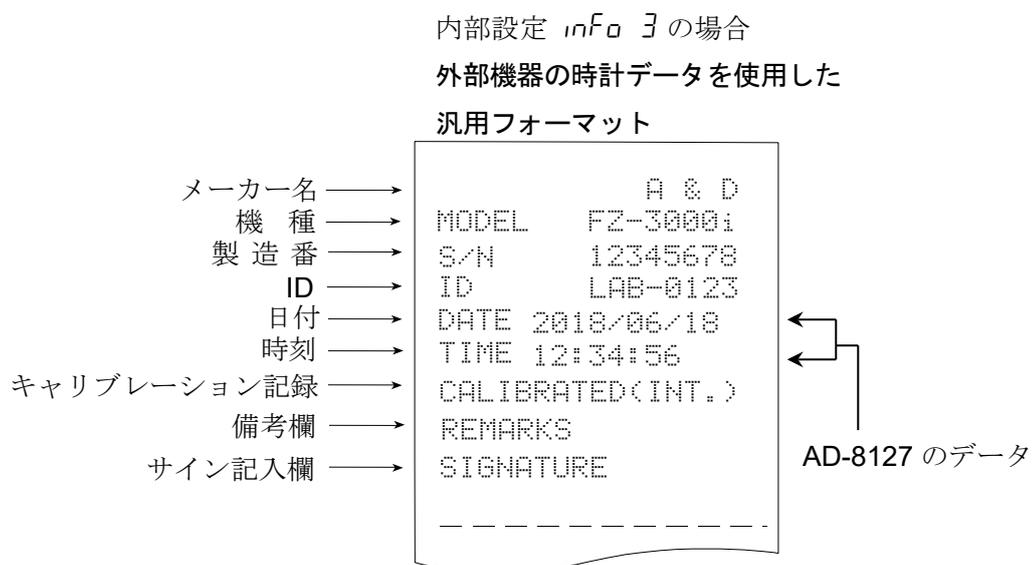

キャリブレーション時の出力 FZ-i、FZ-iWPシリーズの出力例

校正分銅を使って天びんを校正したときのG L P出力です。

内部設定 *info 1* の場合

AD-8121フォーマット

```

          A & D
MODEL    FZ-3000i
S/N      01234567
ID       ABCDEFG
DATE     2008/12/31
TIME     12:34:56
CALIBRATED<INT.>
REMARKS

SIGNATURE
-----
    
```

← メーカー名 →
 ← 機種名 →
 ← 製造番号 →
 ← ID →
 ← 日付 →
 ← 時刻 →
 ← 校正 →
 ← 備考欄 →
 ← サイン記入欄 →

内部設定 *info 2* の場合

汎用フォーマット

```

          A_&_D<TERM>
MODEL___FZ-3000i<TERM>
S/N_____01234567<TERM>
ID_____ABCDEFGG<TERM>
DATE<TERM>
_____2008/12/31<TERM>
TIME<TERM>
_____12:34:56<TERM>
CALIBRATED<INT.><TERM>
REMARKS<TERM>
<TERM>
<TERM>
SIGNATURE<TERM>
<TERM>
<TERM>
-----<TERM>
<TERM>
<TERM>
    
```

□スペース、ASCII 20h。
 <TERM>ターミネータ、CR LF または CR。
 CR キャリッジリターン、ASCII 0Dh。
 LF ラインフィード、ASCII 0Ah。

キャリブレーション・テスト時の出力 FX-i、FX-iWPシリーズの出力例

校正分銅を使って天びんの計量精度を確認するときのG L P出力です。(校正は行いません)

内部設定 *info 1* の場合

AD-8121フォーマット

```

          A & D
MODEL    FX-3000i
S/N      01234567
ID       ABCDEFG
DATE     2008/12/31
TIME     12:23:34
CAL.TEST<EXT.>
ACTUAL
          0.00 g
          +1999.99 g
TARGET
          +2000.00 g
REMARKS

SIGNATURE
-----
    
```

← メーカー名 →
 ← 機種名 →
 ← 製造番号 →
 ← ID →
 ← 日付 →
 ← 時刻 →
 ← キャリブレーション・テスト →
 ← ゼロ点の結果 →
 ← 荷重した分銅の結果 →
 ← 使用したターゲット分銅 →
 ← 備考欄 →
 ← サイン記入欄 →

内部設定 *info 2* の場合

汎用フォーマット

```

          A_&_D<TERM>
MODEL___FX-3000i<TERM>
S/N_____01234567<TERM>
ID_____ABCDEFGG<TERM>
DATE<TERM>
<TERM>
          *
TIME<TERM>
<TERM>
          *
CAL. TEST<EXT.><TERM>
ACTUAL<TERM>
          0.00_g<TERM>
          +1999.99_g<TERM>
TARGET<TERM>
          +2000.00_g<TERM>
REMARKS<TERM>
<TERM>
<TERM>
SIGNATURE<TERM>
<TERM>
<TERM>
-----<TERM>
<TERM>
<TERM>
    
```

□スペース、ASCII 20h。
 <TERM>ターミネータ、CR LF または CR。
 CR キャリッジリターン、ASCII 0Dh。
 LF ラインフィード、ASCII 0Ah。

* FZ-iシリーズ/FZ-iWPシリーズは、日付・時刻が出力されます。

見出しと終了の出力 FX-i、FX-iWPシリーズの出力例

用途・動作

「一連の計量値」の管理方法として、計量値の前後に「見出し」と「終了」の部分を追加します。

PRINT キーを押し続ける操作で「見出し」と「終了」を交互に出力します。

注意 ・プリンタヘデータを出力する場合、コンパクトプリンタ AD-8121B は MODE3 に設定してください。マルチプリンタ AD-8127 は ダンプ印字モードに設定してください。

キーによる出力方法

- ① 計量値を表示しているとき、**PRINT** キーを押し続け **Start** の表示にすると「見出し」を出力します。
- ② 計量値を出力させます。出力方法は、データ出力モードの設定によります。
- ③ **PRINT** キーを押し続け **RecEnd** の表示にすると「終了」を出力します。

内部設定 *info 1* の場合

AD-8121フォーマット

```

                A & D
MODEL          FX-3000i
S/N            01234567
ID             ABCDEFG
DATE          2008/12/31
START
TIME          12:23:34
    
```

```

WT          +1234.56 g
WT          +1234.61 g
    
```

```

WT          +1234.61 g
WT          +1234.53 g
WT          +1234.71 g
WT          +1234.64 g
    
```

```

END
TIME          12:34:56
REMARKS
    
```

```

SIGNATURE
    
```

□ スペース、ASCII 20h。

<TERM>ターミネータ、CR LF または CR。

CR キャリッジリターン、ASCII 0Dh。

LF ラインフィード、ASCII 0Ah。

内部設定 *info 2* の場合

汎用フォーマット

```

                A_&_D<TERM>
MODEL_...FX-3000i<TERM>
S/N_...01234567<TERM>
ID_...ABCDEFG<TERM>
DATE<TERM>
<TERM>
START<TERM>
TIME<TERM>
<TERM>
<TERM>
    
```

```

<TERM>
<TERM>
WT_...+1234.56_g<TERM>
WT_...+1234.61_g<TERM>
WT_...+1234.64_g<TERM>
    
```

```

WT_...+1234.51_g<TERM>
WT_...+1234.53_g<TERM>
WT_...+1234.71_g<TERM>
WT_...+1234.64_g<TERM>
    
```

```

<TERM>
END<TERM>
TIME<TERM>
<TERM>
REMARKS<TERM>
<TERM>
<TERM>
SIGNATURE<TERM>
<TERM>
<TERM>
    
```

```

SIGNATURE<TERM>
<TERM>
<TERM>
    
```

```

<TERM>
<TERM>
    
```

* FZ-iシリーズ/FZ-iWPシリーズは、日付・時刻が出力されます。

10. 床下ひょう量金具


床下ひょう量金具の用途は、磁性体の測定や比重測定などの床下計量です。

床下ひょう量金具は、天びんの底面のカバーを開けると使用できます。

注意 金具部分に無理な力を加えないでください。

防塵のため、必要がないかぎりカバーを開けないでください。

床下ひょう量金具はつり下げ方向（引っ張り方向）のみです。

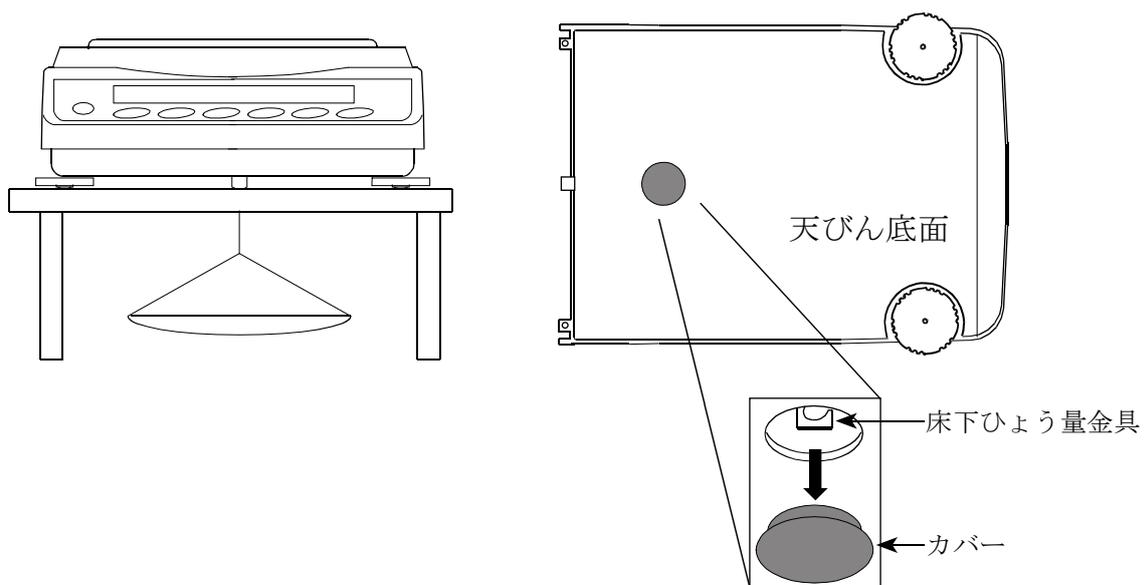

11. パスワードロック機能

パスワードロック機能により、天びんの使用や機能を制限することが可能です。

日付・時刻設定の改ざん防止や使用者による内部設定変更の防止に有効です。

パスワードは、4キー（**MODE**、**SAMPLE**、**PRINT**、**RE-ZERO**）4桁で設定します。
（ $4 \times 4 \times 4 \times 4 = 256$ 通り）

出荷時設定ではパスワードロック機能は無効になっています。

パスワードロック機能の有効/無効、パスワード登録は内部設定にて行います。

注意

- 天びんのソフトウェアバージョン4.304以降でパスワードロック機能の使用が可能です。

パスワードロック機能の解説

内部設定「パスワードロック機能 (LocFnc)」の **PASS** の設定により3種類の設定が可能です。

PASS 0	パスワードロック機能なし
PASS 1	計量スタート時にパスワード入力を要求
PASS 2	設定変更は管理者のパスワードでログインが必要

PASS 0 （パスワードロック機能なし）

パスワードロック機能は使用しません。

誰でも計量作業が可能です。また、全ての機能を使用でき、設定変更も可能です。

PASS 1 （計量スタート時にパスワード入力を要求）

管理者 (**AdmIN**) が固有のパスワードを設定することにより、天びんの使用者を限定することが可能になります。（**ON:OFF** キーによる計量スタート時にパスワード入力を要求されます。）

正しいパスワードを入力しない限り、天びんは計量状態になりません。

ログインレベルは管理者 (**AdmIN**) と使用者 (**USER 01~10**) の2段階あります。

管理者 (AdmIN)	全ての機能・設定を使用することが可能です。 使用者10人分のパスワードを個別に設定することが可能です。
使用者 (USER 01~10)	初期化や設定変更（時計を含む）に制限がかかります。
パスワードなし	天びんの使用ができません。

PASS 2 （設定変更は管理者のパスワードでログインが必要）

計量作業は誰でも可能で、初期化や設定変更（時計を含む）に制限を掛けられる機能です。

（**ON:OFF** キーによる計量スタート時にパスワード入力は要求されません。）

ログインレベルは管理者 (**AdmIN**) とゲスト (**GUEST**) の2段階あります。

管理者 (AdmIN)	全ての機能・設定を使用することが可能です。
ゲスト (GUEST) ※パスワードなし	初期化や設定変更（時計を含む）に制限がかかります。

表示オフ状態で **CAL** キーを押しながら **ON:OFF** キーで計量スタートした場合、管理者 (**AdmIN**) のパスワード入力が要求されます。（操作方法についてはP56参照。）

ログインレベルにより制限がかかる項目

ログイン レベル	計量		
	計量スタート時の パスワード入力	キャリブレーション	機能変更 *5
管理者 (AdmIN)	必要	可能	可能
使用者 (USER 01~10)		可能 *6	不可
ゲスト (GUEST)	不要		


*5 応答特性の変更、機能選択と初期化、内部設定（日付・時刻設定）

*6 管理者 (AdmIN) が「7. 機能選択と初期化」の機能選択で禁止に設定することで不可とする
ことも可能です。

パスワードロック機能を有効にする

内部設定の「パスワード機能 (LocFnc)」にてパスワード機能の無効 (OFF) /有効 (ALL) /有効 (FNC) を切り替えられます。

- ① 計量モードにて **SAMPLE** キーを長押し (約 2 秒間) し、**bASFnC** を表示させます。
- ② **SAMPLE** キーを数回押して、**LocFnc** を表示させます。
- ③ **PRINT** キーを押して、**OFF PASS 0** を表示させます。
(キャンセルする場合は **CAL** キーを押します。)
- ④ **RE-ZERO** キーを押して **ALL PASS 1** を表示させます。
(もう一度 **RE-ZERO** キーを押すと **FNC PASS 2** を表示します。)
- ⑤ **PRINT** キーを押して **SurE, No YES** を表示します。
(No 選択中は No 点滅)
- ⑥ **RE-ZERO** キーで **No/YES** を切り替えます。
- ⑦ **SurE, No YES** 表示にします。(YES 選択中は YES 点滅)
- ⑧ YES 選択中に **PRINT** キーを押すとパスワードロック機能が有効になります。
(**PASS 1** の場合、表示オン時にパスワード入力を要求されます。)
- ⑨ **Loc no.** が表示されます。パスワードの登録 (変更) を行う場合は「パスワードの登録 (変更)」の④へ進みます。登録 (変更) を行わない場合は **CAL** キーを 2 回押して、計量表示に戻ります。

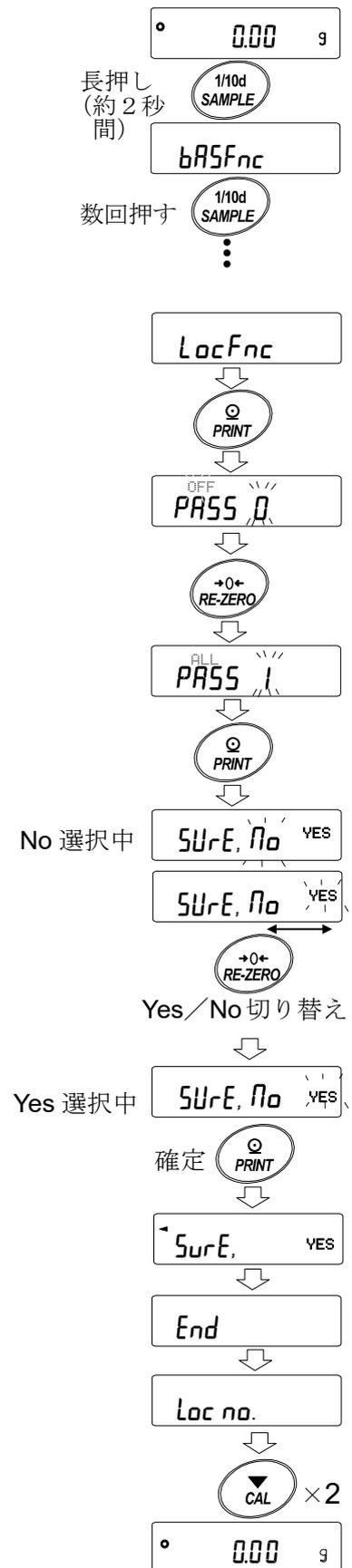

計量スタート時のパスワード入力方法


PASS 1 (計量スタート時にパスワード入力を要求) の場合

- ① 表示オフ状態で **ON:OFF** キーを押します。
- ② **PASS** 表示の後、パスワード入力表示 **----- PW** になります。
- ③ 次のキー操作でパスワードを4桁入力してください。
10 分間キー操作が無かった場合、表示オフになります。

- MODE** キー……………**n** 入力
- SAMPLE** キー……………**5** 入力
- PRINT** キー……………**p** 入力
- RE-ZERO** キー……………**?** 入力
- CAL** キー……………**1** 文字戻す。

- ④ パスワードが正しい場合、ログインレベルの表示、全灯表示後、計量表示になります。
管理者のパスワードを入力すると管理者でログインします。(出荷時のパスワードは管理者レベルにて **RE-ZERO** キー4回の **2222** に設定されています。)


パスワードが間違っている場合、**FAIL** 表示でブザー音が3回鳴り、表示オフ状態になります。

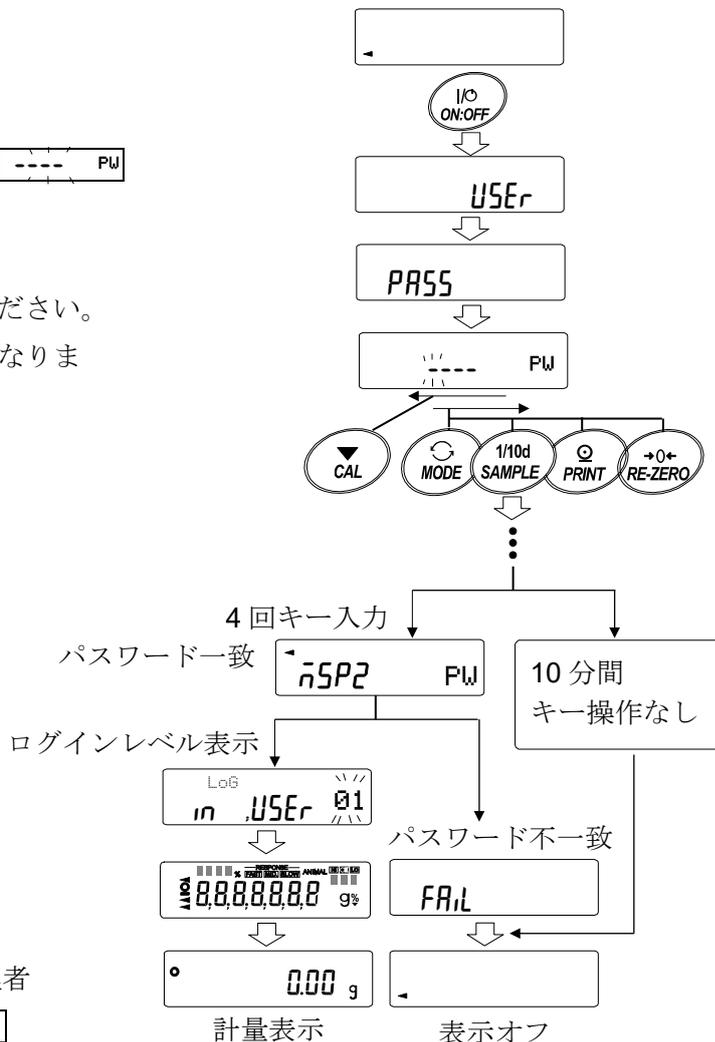

PASS 2 (設定変更時は管理者のパスワードが必要) の場合


ゲスト (GUEST) でログインする場合

- ① 表示オフ状態で **ON:OFF** キーを押します。
- ② **LOG in, GUEST** 表示の後、計量表示に移ります。

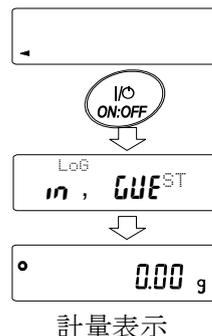

管理者 (AdnIH) でログインする場合 (PASS | または、?)


- ① 表示オフ状態で **CAL** キーを押しながら **ON:OFF** キーを押します。
- ② 次のキー操作でパスワードを4桁入力してください。
10分間キー操作が無かった場合、表示オフになります。
MODE キー……………**n** 入力
SAMPLE キー……………**5** 入力
PRINT キー……………**P** 入力
RE-ZERO キー……………**?** 入力
CAL キー……………1文字戻す。

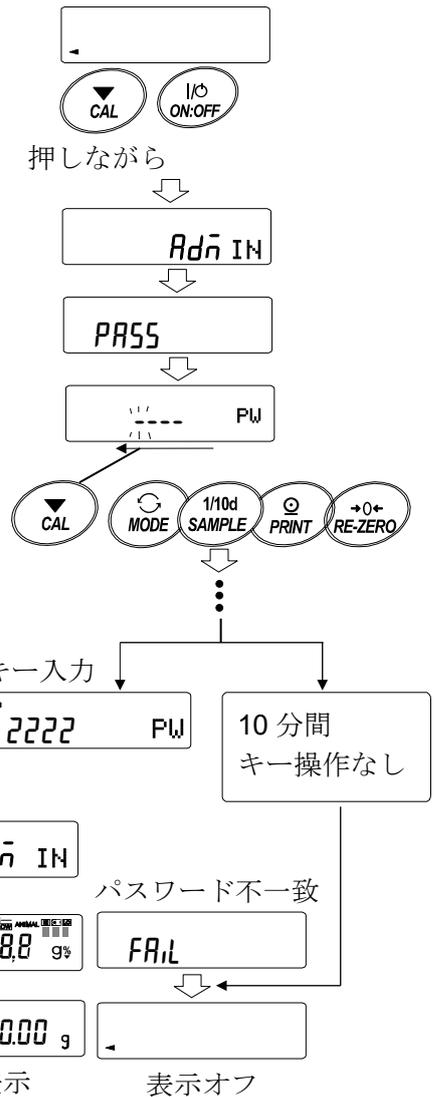

- ③ パスワードが正しい場合、ログインレベルの表示、全灯表示後、計量表示になります。
(出荷時のパスワードは管理者レベルにて **RE-ZERO** キー4回の **2222** に設定されています。)
パスワードが間違っている場合、**FAIL** 表示でブザー音が3回鳴り、表示オフ状態になります。

ログアウト方法

- ① **ON:OFF** キーにより表示オフ状態にすることでログアウトします。
“PASS |” の場合、表示オフ状態から計量モードに移行する際は、再度パスワード入力を要求されます。

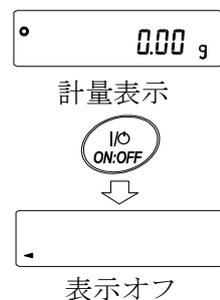


パスワードの登録（変更）

内部設定の「パスワード登録 “Loc no.”」にてパスワードの登録（変更）が行えます。

- ① 計量モードにて **SAMPLE** キーを長押し（約2秒間）し、
bASFnC を表示させます。
- ② **SAMPLE** キーを数回押し **LocFnC** を表示させます。
- ③ **PRINT** キーを押すと **PASS** が表示されます。
- ④ **SAMPLE** キーを押すと **Loc no.** が表示されます。
- ⑤ **PRINT** キーを押すとログインレベル“**Adn IN**”を表示します。
- ⑥ **SAMPLE** キーを押して、変更したいログインレベル
(**Adn IN/USER 01~10**) を表示させます。
すでにパスワードが登録されているログインレベルには、
安定マーク **°** が点灯します。（変更可能）
- ⑦ パスワードを変更する場合、**PRINT** キーを押します。

「パスワードの変更方法」を参照してください。

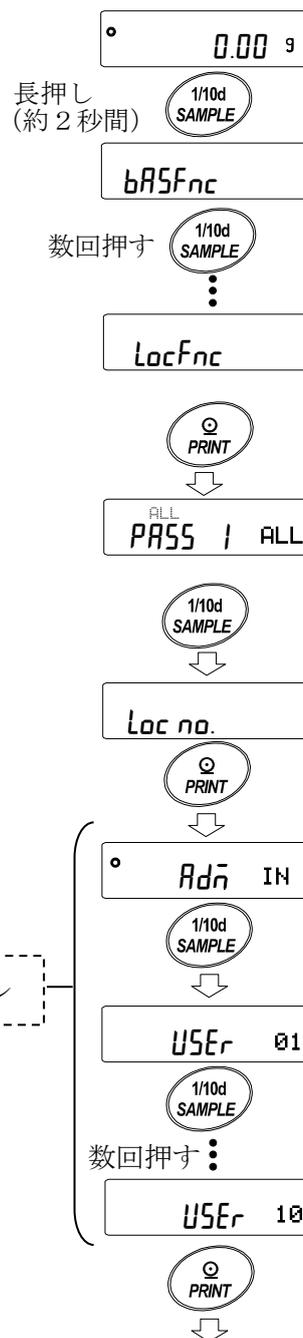

「パスワードの変更方法」
を参照

注意

- ON:OFF** キーにより表示オフにすることでログアウトとなります。
- “**PASS 2**” の時は管理者でログインする際に “**Adn IN**” のパスワードが必要になります。
(**USER 01~10**) のパスワード登録は不要です。

パスワードの変更方法

① 「パスワードの登録（変更）」を参照して、パスワードを変更したいログインレベルを表示させてください。

② **PRINT** キーを押して現在のパスワードを表示します。
 (出荷時のパスワードは管理者レベルにて **RE-ZERO** キー4回の **2222** に設定されています。)

③ 次のキー操作で新しいパスワードを入力してください。
 パスワード入力中に 10 分間キー操作が無かった場合、表示オフになります。

MODE キー…………… \bar{n} 入力

SAMPLE キー……………5 入力

PRINT キー…………… \bar{p} 入力

RE-ZERO キー……………2 入力

CAL キー……………1 文字戻す。

CAL キー長押し……パスワードの削除

「パスワードの削除方法
 (USER 01 ~ 10)」を参照

④ 4 回キー入力後、新しいパスワードが表示されます。

⑤ **SurE, No YES** が表示されます。(No 選択中は No 点滅)
 (**CAL** キーを押すと 4 文字目入力に戻ります。)

⑥ **RE-ZERO** キーで **SurE, No YES** 表示にします。
 (YES 選択中は YES 点滅)


⑦ YES 選択中に **PRINT** キーを押すと新しいパスワードが設定されます。

⑧ 設定が終わると、次のレベルが表示されます。
 設定を続ける場合は⑥から、設定をしてください。
 設定を終了する場合は **CAL** キー3回押すと計量表示に戻ります。

注意

- パスワードを忘れると天びんが使用できなくなりますので、登録したパスワードは記録して保管しておいてください。
- すでに管理者 (Adm IN) で登録されているパスワードと同じパスワードは、使用者 (USER 01 ~ 10) では登録できません。

「パスワードの登録（変更）」を参照

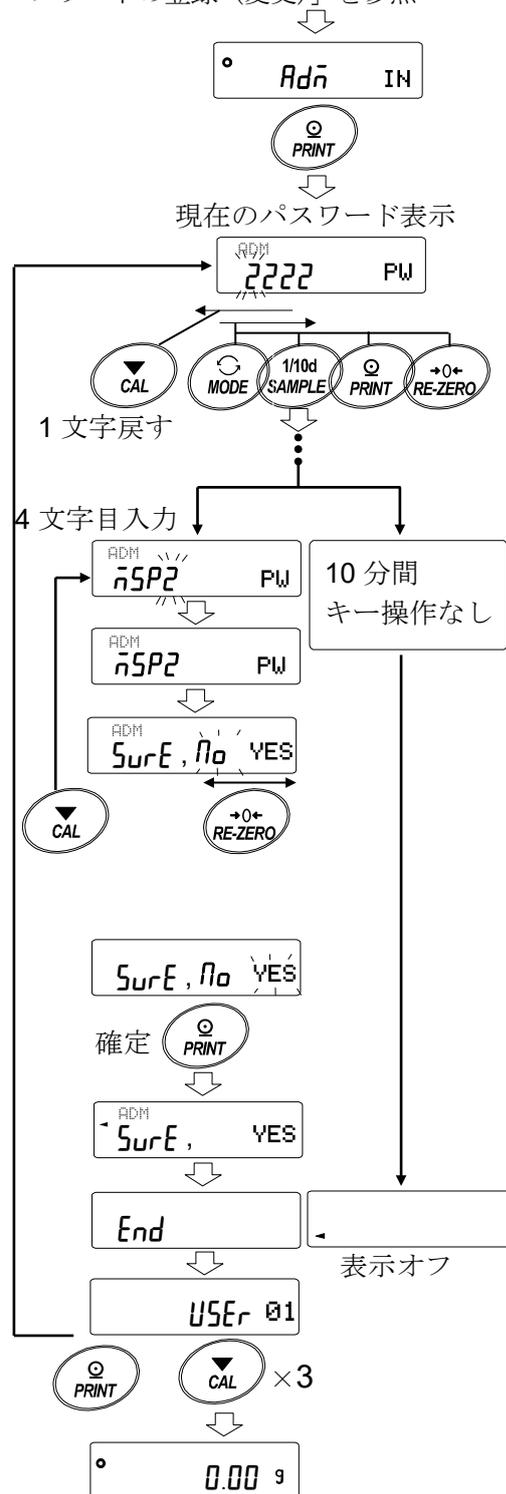

パスワードの削除方法 (USER 01~10)

- ① 「パスワードの変更方法」を参照してパスワードを削除したいユーザー (USER 01~10) を選択し、パスワード入力画面にします。

「パスワードの変更方法」を参照

- ② パスワード入力時に **CAL** キーを長押し (約2秒間) し、




を表示 (点滅) させます。

- ③ **PRINT** キーを押して **CLEARr No** を表示させます。

- ④ **RE-ZERO** キーで **Go/No** を切り替えます。

- ⑤ **CLEARr Go** 表示で **PRINT** キーを押すと **End** 表示になり、パスワードが削除されます。

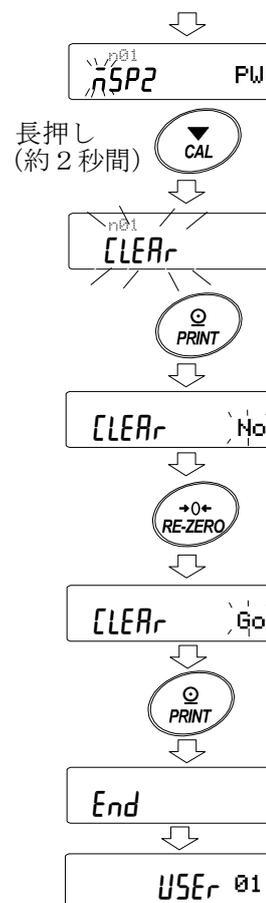

注意

- 管理者のパスワードは削除できません。「パスワードの登録 (変更)」および、「パスワードの変更方法」を参照して、任意のパスワードに変更してください。


パスワードを忘れてしまった場合

万一、パスワードを忘れてしまった場合、天びんを使用できなくなります。パスワードの解除については販売店にご相談ください。

12. 天びんのソフトウェアバージョンの確認

天びんのソフトウェアバージョンにより、仕様が異なる場合があります。
以下の手順でソフトウェアバージョンの確認を行うことができます。

- ① 天びん本体のACアダプタを挿し直します。
- ② **P-****** と表示されます。
****に入る数字がソフトウェアバージョンになります。

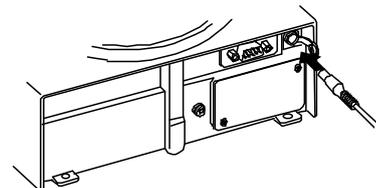


13. RS-232Cインタフェース

インタフェースの仕様


本機はDCEです。パソコン（DTE）とはストレートケーブルで接続します。

伝送方式 EIA RS-232C (コネクタ形状: D-Sub 9ピン [オス])
 伝送形式 調歩同期式 (非同期)、双方向、半二重伝送
 データ転送レート 20回/秒、10回/秒または5回/秒 (表示書換と同じ回数/秒)
 信号形式
 ボーレート 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps
 データビット 7ビット または 8ビット
 パリティ EVEN、ODD (データ長 7ビット)
 NONE (データ長 8ビット)
 ストップビット 1ビット
 使用コード ASCII

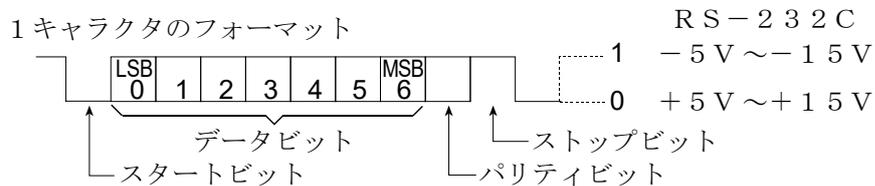


D-Sub 9ピン配置

ピンNo.	信号名	方向	意味
1	-	-	N. C.
2	TXD	出	送信データ
3	RXD	入	受信データ
4	-	-	N. C.
5	SG	-	シグナル グラウンド
6	DSR	出	データセットレディ
7	RTS	入	送信要求
8	CTS	出	送信許可
9	-	出	12V出力 ※1

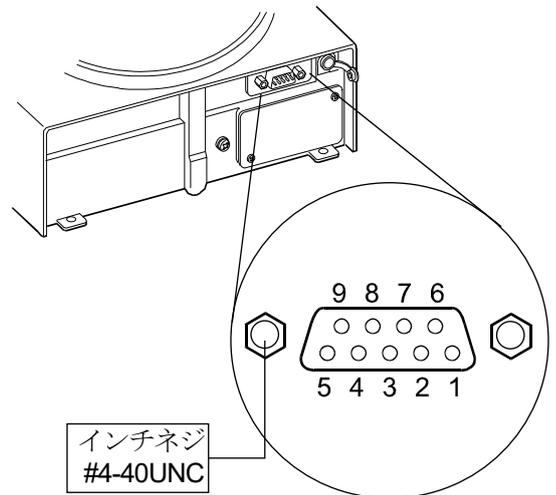

TXD、RXD以外はDTE側の名称です。

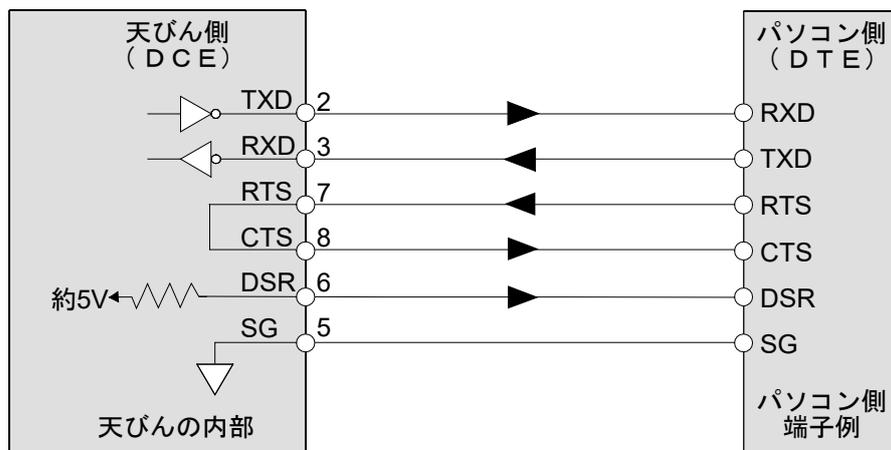

※1 エー・アンド・デイ製の一部の周辺機器で使用します。

PCやPLC等、他社製品と接続する場合は、結線しないでください。

誤った接続ケーブルを使用すると機器を壊す場合がありますので、必ず適合ケーブルを確認してください。

周辺機器との接続

AD-8127 (マルチ) プリンタ・AD-8126 (ミニ) プリンタとの接続

天びんにプリンタAD-8127もしくはAD-8126を接続して計量値を印字する場合、プリンタと天びんの設定は使用例により次のように設定してください。

プリンタの内部設定

使用例	ミニプリンタ AD-8126	マルチプリンタ AD-8127 印字モード設定
天びんの計量データを、天びんの PRINT キーや、天びんのオートプリントモードで印字する場合。	設定なし	EXT.KEY
天びんの計量データを、プリンタの印字キーやプリンタのタイマーモードで印字する場合。 プリンタのチャート印字をする場合。	/	MANUAL AUTO TIMER CHART
天びんの統計演算結果を印字する場合。 天びんのGLP出力を印字する場合。	設定なし	DUMP

- マルチプリンタAD-8127の内部設定変更方法はAD-8127の取扱説明書を参照してください。

天びんの内部設定

使用例	天びん Prt データ出力モード	天びん TYPE データフォーマット
天びんの計量データを、天びんの PRINT キーや、天びんのオートプリントモードで印字する場合。	0、1、2、4、5	0
天びんの計量データを、プリンタの印字キーやプリンタのタイマーモードモードで印字する場合。 プリンタのチャート印字をする場合。	3、6	0
天びんの統計演算結果を印字する場合。 天びんのGLP出力を印字する場合。	0、1、2、4、5、6	1

ミニプリンタAD-8126を使用する際の注意

- ミニプリンタAD-8126はダンププリンタのため、天びんから出力されたデータをそのまま印字します。天びんのデータフォーマットの工場出荷時設定はA&D標準フォーマットのため、ダンププリントフォーマットに変更することをお勧めします。
- 天びんをダンププリントフォーマットに設定するには、内部設定 **TYPE 1** (DPフォーマット) に設定してください。

AD-8121Bプリンタとの接続

AD-8121Bを接続し、データをプリントする場合、天びんの内部設定を次のようにしてください。

使用例	AD-8121Bのモード設定
A&D標準フォーマットの計量データを、FZ-i/FX-i本体の PRINT キーやオートプリントモードを使用して印字する場合（日付、時刻を印字可能）	MODE 1
A&D標準フォーマットの計量データを、AD-8121Bの DATA キーやAD-8121Bの内蔵タイマを使用して印字する場合（日付、時刻を印字可能） AD-8121Bのチャート印字機能を使用する場合	MODE 2
FZ-i/FX-iの統計演算機能を印字する場合	MODE 3
GLP出力を印字する場合	MODE 3

分類項目	設定項目	出荷時設定値	AD-8121B MODE 1 の場合	AD-8121B MODE 2 の場合	AD-8121B MODE 3 の場合
dout データ出力	Prt データ出力モード	0	0、1、2、4、5 注1	3	0、1、2、4、5 注1
	PUSE データ出力間隔	0	0	0	0、1 注2
SIF シリアルインタフェース	bPS ボーレート	2	2	2	2
	bPr ビット長、パリティ	0	0	0	0
	rLF ターミネータ	0	0	0	0
	TYPE データフォーマット	0	0	0	1

注1 データ出力モードがオートプリントモード（Prt 1、2）のとき、使用する条件に合うように、AP-P（オートプリント極性）とAP-b（オートプリント幅）を設定してください。Prt 4で非安定データを印字する場合、AD-8121Bのディップスイッチ3をONにしてください。

注2 FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWPシリーズの統計演算機能で複数行を印字する場合、設定を1にしてください。

メモ


- プリントサンプルは「9. GLPとIDナンバ」を参考にしてください。
- AD-8121Bの設定ディップスイッチ

モード	AD-8121B ディップスイッチ	説明
MODE 1		データ受信時に印字 標準モード、統計演算モード
MODE 2		DATA キー、AD-8121Bの内蔵タイマにより印字 標準モード、インターバルモード、チャートモード
MODE 3		データ受信時に印字 ダンププリントモード

ディップスイッチ3は非安定データの扱い

- ON 非安定データを印字する。
- OFF 非安定データを印字しない。

ディップスイッチ4はOFFにしてください。

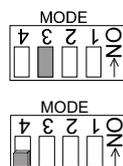


パソコンとの接続

別売のUSBインタフェース（FXi-02）を利用すると天びんのデータを簡単にパソコンに取り込めますが、標準装備のRS-232Cインタフェースでもパソコンに接続することができます。

天びんはDCE（Data Communication Equipment）なので、パソコンとはストレートタイプのケーブルで接続します。

市販のケーブルを購入する場合、一般にモデム用として市販されているものが使用できます。市販品の購入には以下の仕様を確認してください。

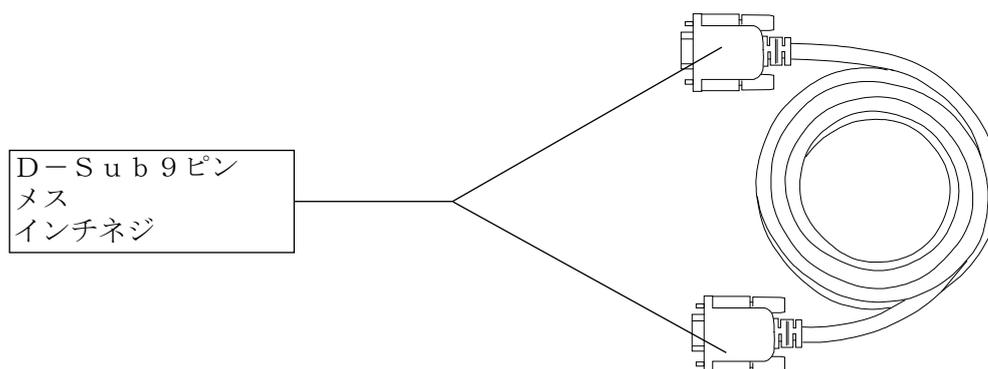

データ通信ソフトウェア WinCT を用いての接続

OSがWindowsのパソコンの場合、弊社ホームページよりデータ通信ソフトウェア WinCT をダウンロードしていただくことで、計量データを簡単にパソコンに転送できます。

「WinCT」の通信方法には、「RsCom」と「RsKey」、「RsWeight」の3種類あります。

WinCT のインストール方法などの詳細は WinCT の取扱説明書をご覧ください。

「RsCom」

- ・ パソコンからのコマンドにより天びんを制御することができます。
- ・ RS-232Cを介し、天びんとパソコンとの間でデータの送信、受信が行えます。
- ・ 送信、受信した結果をパソコン画面上に表示したり、テキストファイルに保存したりすることができます。また、パソコンと接続されているプリンタにそのデータを印字できます。
- ・ パソコンの複数のポートそれぞれに天びんを接続した場合、各天びんと同時に通信できます。
- ・ 他のアプリケーションと同時に実行が可能です。

「RsKey」

- ・ 天びんから出力された計量データを他のアプリケーション（Microsoft Excel 等）に直接転送することができます。
- ・ 表計算（Excel）、テキストエディタ（メモ帳、Word）などアプリケーションの種類は問いません。

「RsWeight」

- ・ 天びんデータをパソコンに取り込み、リアルタイムでグラフ化することができます。
- ・ データの最大値、最小値、平均値、標準偏差、変動係数などを計算し、表示することができます。

「WinCT」を使用することで、次のように天びんを使用することができます。

① 計量データの集計

「RsKey」を使用すれば、計量データを Excel のワークシート上に直接入力できます。その後は Excel の機能によりデータの合計、平均、標準偏差、MAX、MIN などの集計、グラフ化ができますので、材料の分析や品質管理等に便利です。

② パソコンから各コマンドを出し、天びんをコントロール

「RsCom」を使用すれば、パソコン側から“リゼロコマンド”や“データ取り込みコマンド”を天びんに送信し、天びんをコントロールできます。

③ お手持ちのプリンタに天びんG L Pデータを印字、記録

天びんからのG L Pデータを、お手持ちのプリンタ（パソコンに接続したプリンタ）に印字させることができます。

④ 一定時間おきに計量データを取り込み


例えば1分間隔でデータを自動で取り込み、計量値の経時特性を得ることができます。

⑤ パソコンを外部表示器として使用

「RsKey」の“テスト表示機能”を利用すれば、パソコンを天びんの外部表示器として使用できます。（天びんはストリームモード）

A D - 8 1 2 7 プリンタ、パソコンを同時に接続

オプションの F X i - 0 2 : 天びん本体内蔵タイプ : U S B インタフェースを装着することにより A D - 8 1 2 7 プリンタ、パソコンを同時に接続し、データの保存、出力が出来ます。別途、U S B ケーブル、W i n C T ソフトウェアが必要になります。

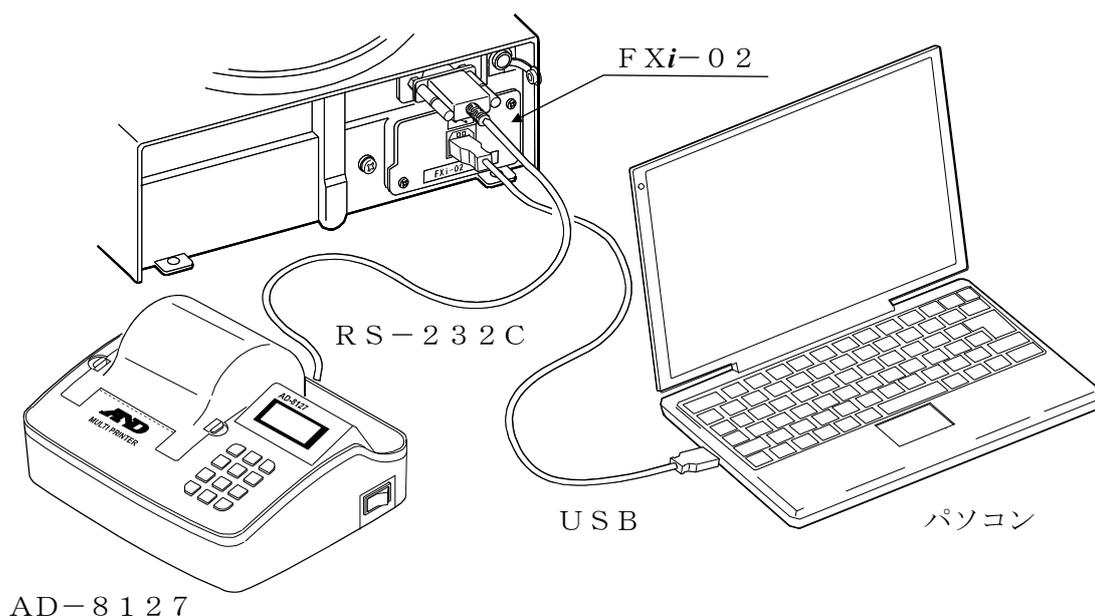

コマンド

コマンド一覧

※コマンドには、5 iF [rLF で指定したターミネータ (CR LF または CR) を付加し天びんに送信します。

計量値を要求するコマンド	内容
C	S, S I R コマンド解除を要求する
Q	即時、一計量データを要求する
S	安定後、一計量データを要求する
S I	即時、一計量データを要求する
S I R	即時、継続した計量データを要求する (繰り返し)
^{Esc} P	安定後、一計量データを要求する

※“Q”コマンドと“S I”コマンド、“S”コマンドと“^{Esc}P”コマンドは同じ動作となります。

天びんを制御するコマンド	内容 (計量表示での機能)
CAL	CAL キー
EXC	外部分銅 CAL *
OFF	表示をOFFする
ON	表示をONする
P	ON:OFF キー、表示のON, OFF
PRT	PRINT キー
R	RE-ZERO キー (ゼロ表示)
SMP	SAMPLE キー (最小表示切替)
T	風袋引きキー (ゼロ表示)
Z	RE-ZERO キー (ゼロ表示)
^{Esc} T	RE-ZERO キー (ゼロ表示)
U	MODE キー (単位切替)
? I D	I Dナンバを要求する
? S N	シリアルナンバを要求する
? T N	機種名を要求する
? P T	風袋値を要求する
P T : * * * . * * * \square \square g	風袋値を変更する 付加する単位はそのときの計量単位で、A & D標準フォーマットの単位コード (3桁) を使用してください。
? U W	単位質量値を要求する
U W : * * * . * * * \square \square g	単位質量値 (1 P C Sあたりの重さ) を変更する 単位はA & D標準フォーマットの単位コード (3桁) を使用してください。
? K L	キーロック状態を要求します。 K L, 0 0 0 全てのキーロック解除状態 K L, 0 0 1 全てのキーロック状態
K L : * * *	キーロック状態を変更します。 K L : 0 0 0 全てのキーロック解除 K L : 0 0 1 全てのキーロック設定

←スペース、ASCII 20h


※“R”コマンド、“Z”コマンド、“^{Esc}T”コマンドは同じ動作となります。

※“^{Esc}”：ASCIIコード 1Bh


* はFZ-iシリーズ/FZ-iWPシリーズのみ

CALコマンドの例 (FX-iシリーズ/FX-iWPシリーズ 外部分銅によるキャリブレーション)


*FZ-iシリーズ/FZ-iWPシリーズの場合EXCコマンドとなります。

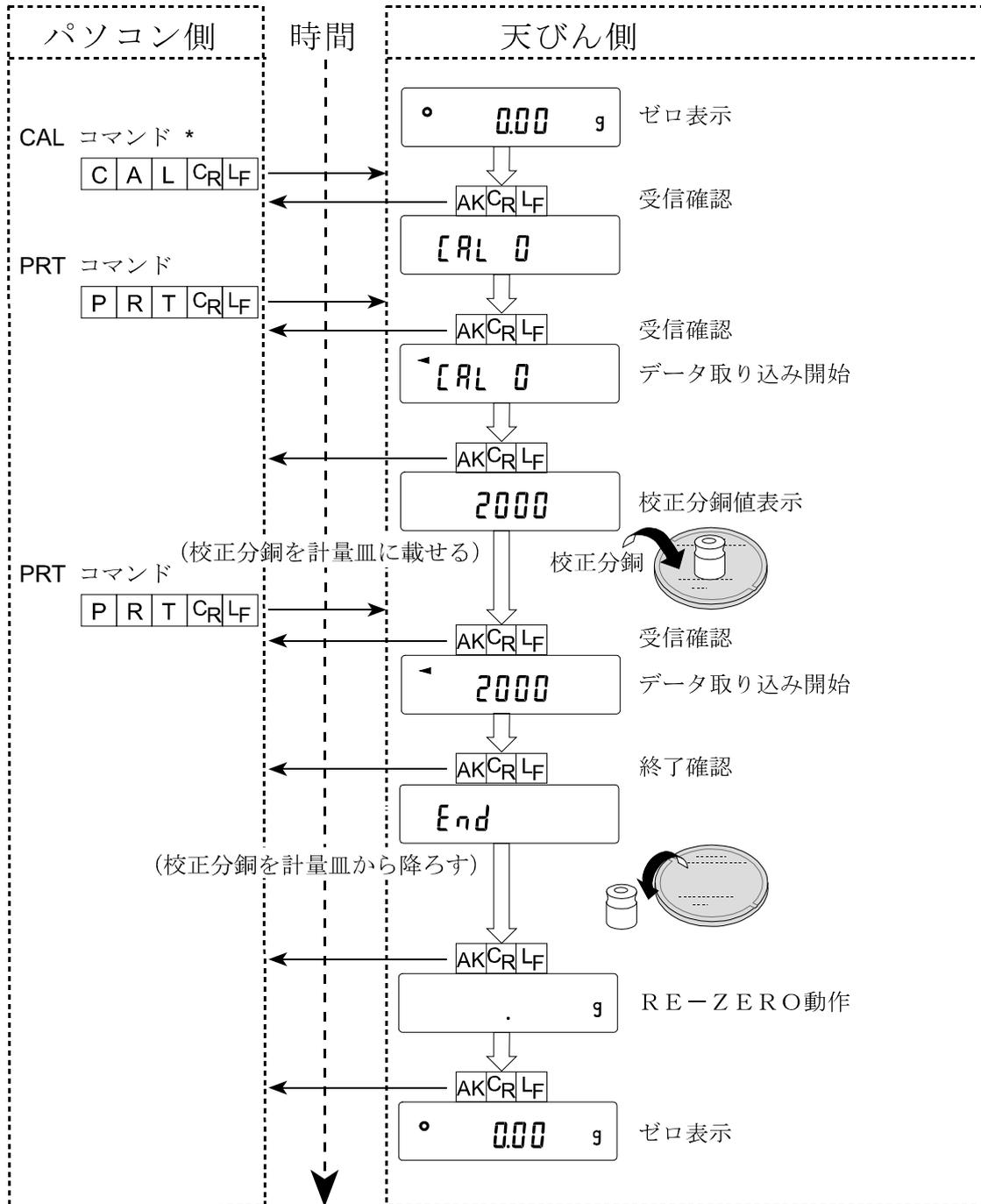

T コマンドの例

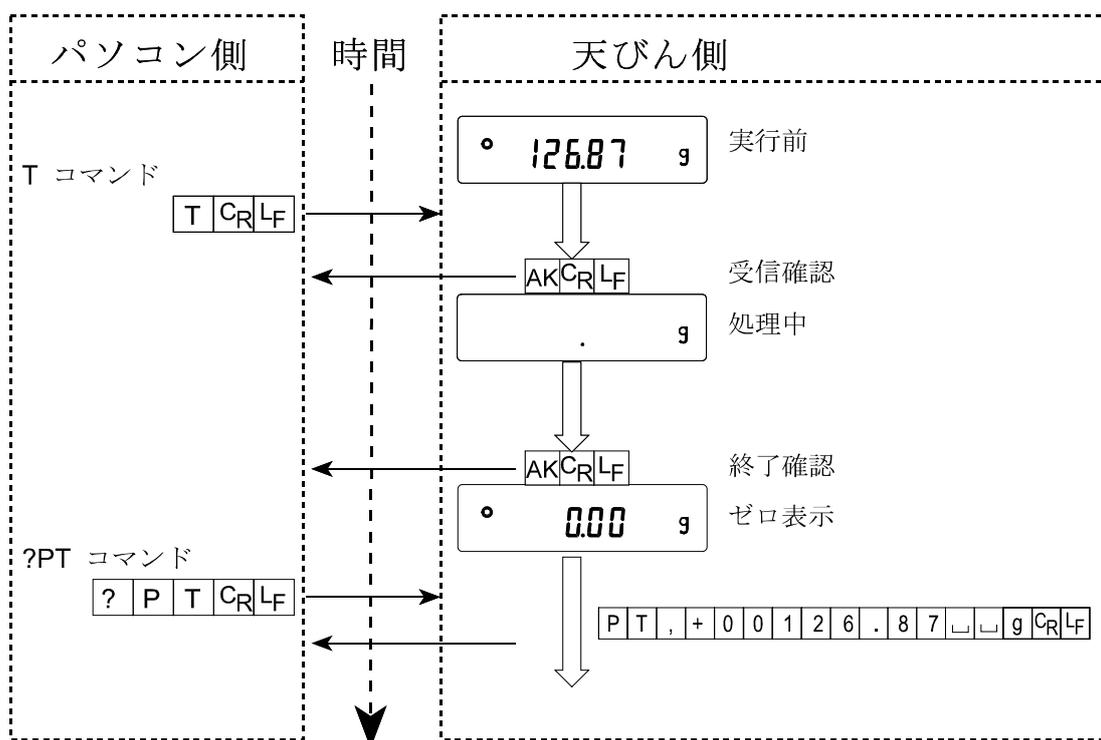

PT コマンドの例

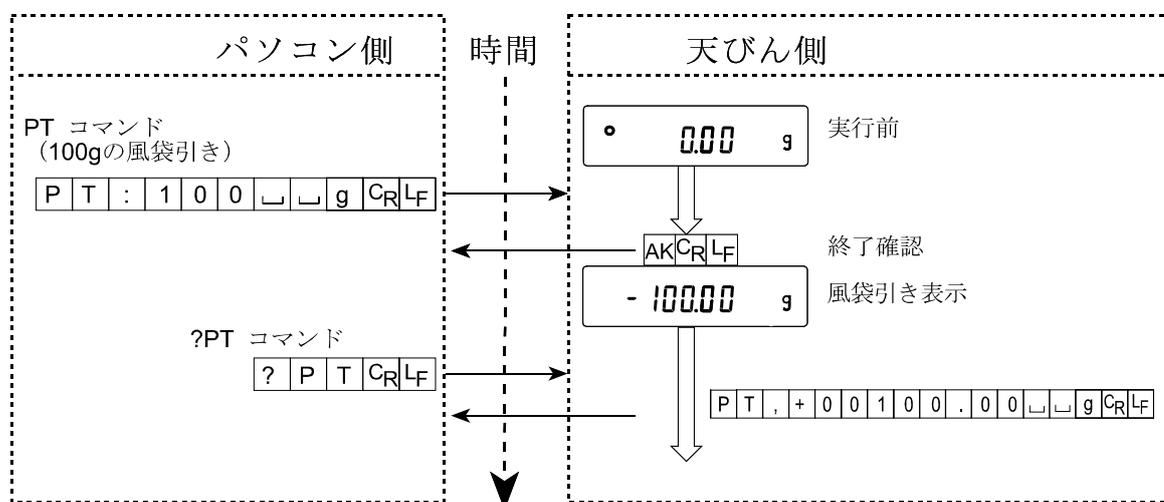

- ノイズ等により送信したコマンドが本来のものと変わってしまった場合や、通信上のエラー（パリティエラー等）が発生したときにもエラーコードを返します。そのときは再度コマンドを送信する等の処理が行えます。

<AK>コードはASCIIコード06hです。

関連する設定

天びんには、RS-232C出力に関連して内部設定の「データ出力 (dout)」と「シリアルインタフェース (SIF)」があります。使用方法に応じて設定してください。

14. 保守

お手入れ

□天びんの清掃について

有機溶剤や化学ぞうきんは使わないでください。

天びん本体	本体の清掃には中性洗剤を湿らせた柔らかく埃のでない布を使用してください。
風防	風防部品は帯電防止処理が施されています。 柔らかく埃のでない布で乾拭きしてください。 中性洗剤や水で湿らせた布で繰り返し清掃したり、水洗い等を行うと帯電防止効果が低下することがあります。
計量皿	計量皿を清掃するときは、端面で手を傷つけないように注意してください。

□天びんは分解しないでください。

□輸送の際は専用の梱包箱をご使用ください。

FZ-i WPシリーズ/FX-i WPシリーズの仕様について


□FZ-i WPシリーズ/FX-i WPシリーズの防塵・防滴仕様は、設置した状態で計量皿を水洗いできる日常生活防水です。

天びんを水没させたり、天びん本体底面に水圧がかかる使い方をすると、内部に水が浸入することがあるので注意してください。

□天びんを水洗いするときは、RS-232Cインタフェースに端子カバーを装着するか、または防滴用RS-232Cケーブル (AX-KO2737-500) を接続してください。

ACアダプタ入力ジャックのフタも閉じてください。

また、床下ひょう量金具のカバーも閉じてあることを確認してください。

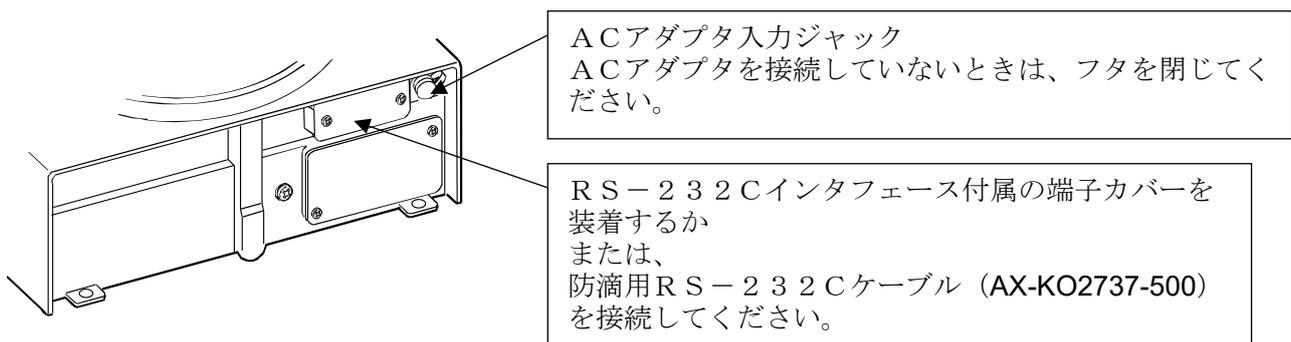

□防滴用ダイヤフラム部に水などがたまると計量値が安定しないことがあります。ダイヤフラムを変形させないように注意して清掃してください。

□温水での洗浄の場合、天びん内部にて結露する可能性があります。水蒸気が内部に入らないよう注意してください。

15. トラブル（故障）への対応

天びんの動作確認や測定環境、測定方法の確認

天びんは精密機器ですので、測定環境や測定方法によっては正しい値を得られないことがあります。測定物を何度か載せ降ろししたときに、その繰り返し性がない場合、また天びんの動作が正常でないと思われた場合、以下の項目を確認してください。各項目にてチェックし、それでも問題が解決しない場合は修理を依頼してください。

また弊社ホームページ <<http://www.aandd.co.jp>> にて、“よくあるご質問”とその回答を掲載しておりますので、ご確認をお願い致します。

1. 天びんが正常に動作しているかどうかの確認。

- 簡単な確認方法として、校正分銅にて繰り返し性を確認してください。このとき、必ず皿の中央に分銅を載せてください。
- 正確な確認方法として、分銅値が明確となっている校正分銅にて、繰り返し性、直線性、校正値などを確認してください。

2. 測定環境や測定方法が正しく行われているかどうかの確認。

以下の各項目をチェックしてください。

測定環境のチェック

- 天びんを設置する台は、しっかりしていますか？（特に最小表示0.001gタイプ）
- 天びんの水平はとりましたか？（8ページ参照）
- 天びん周囲の風や振動は問題ありませんか？
最小表示0.001gタイプでは小型風防（付属）をつけていますか？
- 天びんを設置している周囲に強いノイズ発生源（モータなど）はありますか？







天びん使用方法のチェック


- 計量皿が小型風防の枠などに接触していませんか？（計量皿が正しくセットされていますか？）
- 測定物を載せる前に必ず **RE-ZERO** キーを押していますか？
- 測定物は皿の中央へ載せていますか？
- 計量作業の前にキャリブレーション、またはワンタッチ・キャリブレーション（FZ-i シリーズ／FZ-iWPシリーズのみ）をしましたか？
- 計量作業の前に30分以上電源を接続してウォームアップを行いましたか？

測定物のチェック

- 測定物が周囲の温湿度等の影響により、水分の吸湿や蒸発などの現象は発生していませんか？
- 測定物の容器の温度は周囲温度になじんでいますか？（8ページ参照）
- 測定物が静電気により帯電されていませんか？（8ページ参照）
（特に最小表示0.001gタイプにて、相対湿度が低いときに発生します）
- 測定物は、磁性体（鉄など）ですか？磁性体の測定は注意が必要です。（8ページ参照）

エラー表示（エラーコード）

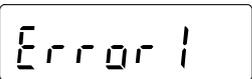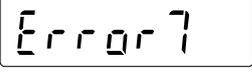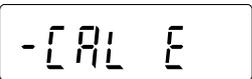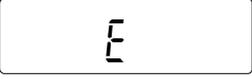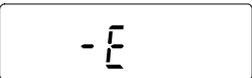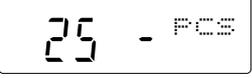エラー表示	エラーコード	内容と対処例
	EC, E11	<p>計量値不安定</p> <p>計量値が不安定のため、「ゼロ表示にする」や「キャリブレーション」などが実行できません。</p> <p>皿周りを点検してください。「計量中の注意」を参照してください。設置場所の環境（振動、風、静電気など）を改善してください。</p> <p>CALキーを押すと計量表示に戻ります。</p>
		<p>設定値エラー</p> <p>入力した値が、設定範囲を越えています。入力し直してください。</p>
	EC, E17	<p>内蔵分銅エラー（FZ-iシリーズ/FZ-iWPシリーズのみ）</p> <p>内蔵分銅の加除機構が異常です。</p> <p>再度操作してください。</p>
	EC, E20	<p>CAL分銅不良（正）</p> <p>校正分銅が重すぎます。</p> <p>皿周りを確認してください。校正分銅の質量を確認してください。</p> <p>CALキーを押すと計量表示に戻ります。</p>
	EC, E21	<p>CAL分銅不良（負）</p> <p>校正分銅が軽すぎます。</p> <p>皿周りを確認してください。校正分銅の質量を確認してください。</p> <p>CALキーを押すと計量表示に戻ります。</p>
		<p>荷重超過エラー</p> <p>計量値がひょう量を越えました。</p> <p>皿の上のものを取り除いてください。</p>
		<p>荷重不足エラー</p> <p>計量値が軽すぎます。皿が正しく載っていません。</p> <p>皿を正しく載せてください。キャリブレーションを行ってください。</p>
		<p>サンプル質量エラー</p> <p>個数、パーセント計量のサンプル登録中、サンプル質量が軽すぎることを示しています。そのサンプルは使用できません。</p>
  		<p>サンプル不足</p> <p>個数計モードで、サンプル質量が軽すぎるため、そのまま登録すると計数誤差が大きくなる可能性があります。サンプルを追加せず、PRINTキーを押せば計数表示になりますが、正確な計数のため表示されている数になるようサンプルを追加しPRINTキーを押してください。</p>

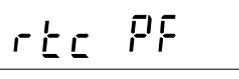エラー表示	エラーコード	内容と対処例
		天びん内部エラー 継続して表示される場合は、修理を依頼してください。
		時計のバッテリーエラー 時計のバックアップ電池がなくなりました。どれかのキーを押した後、日付・時刻の調整を行ってください。時計のバックアップ電池がなくなっても、天びんが通電されていれば正常に動作します。頻繁にエラーが発生する場合は修理を依頼してください。
		電源電圧異常 ACアダプタから供給されている電圧が異常です。天びんに付属しているACアダプタであるか確認してください。
	EC, E00	コミュニケーションエラー 通信上のエラーを検出しました。 フォーマットやボーレート等を確認してください。
	EC, E01	未定義コマンドエラー 定義されていないコマンドを検出しました。 送信したコマンドを確認してください。
	EC, E02	実行不能状態 受信したコマンドは実行できません。 例) 計量表示でないのにQコマンドを受けた場合 例) リゼロ実行中にQコマンドを受けた場合 送信するコマンドのタイミングを確認してください。
	EC, E03	タイムオーバ t-UP に設定したとき、コマンドの文字を受信中に約1秒間以上の待ち時間が発生しました。 通信を確認してください。
	EC, E04	キャラクタオーバ 受信したコマンドの字数が許容値を越えました。 送信するコマンドを確認してください
	EC, E06	フォーマットエラー 受信したコマンドの記述が正しくありません。 例) 数値の桁数が正しくない場合 例) 数値の中にアルファベットが記述された場合 送信したコマンドを確認してください。
	EC, E07	設定値エラー 受信したコマンドの数値が許容値を越えました。 コマンドの数値の設定範囲を確認してください。

修理依頼

天びんの動作確認後の不具合や、また修理を要するエラーメッセージが発生した場合、ご購入先等へお問い合わせください。

なお、天びんは精密機器ですので輸送時の取り扱いには注意願います。

- ・ご購入時に天びんが収納してあった梱包材、梱包箱を使用してください。
- ・計量皿は外して輸送願います。

16. オプション・別売品


オプション

注意 FXi-02、FXi-08、FXi-09は、同時に使うことはできません。


FX-iWPシリーズは、FXi-02、FXi-08、FXi-09を使う場合、防塵・防滴仕様にはなりません。

FXi-02 :天びん本体内蔵タイプ：USBインターフェース（対応OSはWindows 98 OSR2以降となります。）

- 天びんの重量データ（数値のみ）を、USB経由でパソコンに一方方向で送信することができます。
- Excel や Word、メモ帳などに重量データ（数値のみ）を自動的に入力できます。
- ドライバのインストールは不要です。（クイックUSB）
- WinCT を使った双方向通信（Qコマンド等による重量データの受信）や、統計演算出力やGLP出力をパソコンに取り込む場合は、USBコンバータ（AX-USB-9P）を使用してください。

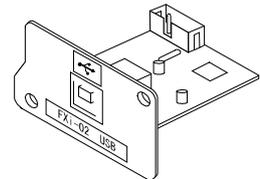


FXi-02 の使用例

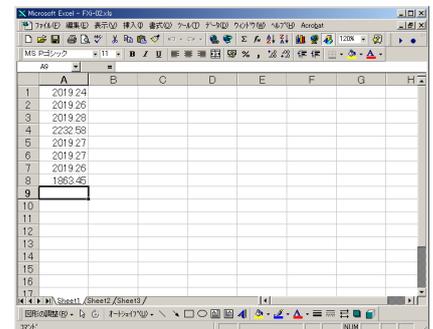


FXi-08: イーサネットインターフェース

- 天びんをLAN（イーサネット）に接続し、LAN上のパソコンと双方向通信ができます。
- LAN接続用データ通信ソフトウェア「WinCT-Plus」が付属しています。
 - 1台のパソコンでLANに接続した複数の計量器のデータを収集できます。
 - パソコンのコマンドにより計量器をコントロールできます。
 - 計量器から転送されたデータを収集できます。（例）天びんの **PRINT** キー押しでデータを出力し、収集する。
 - 記録したデータを Excel で開くことができます。（MicrosoftExcel を事前にインストールする必要があります。）

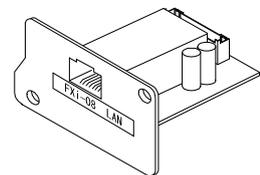

FXi-08 の使用例

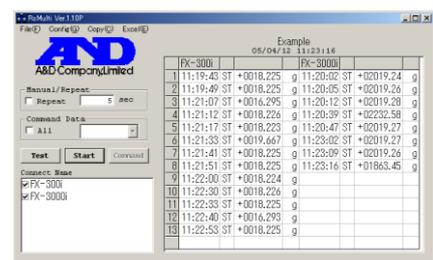

FXi-09: 内蔵バッテリーユニット（ニッケル水素充電電池）

- 充電時間：約10時間
- 連続動作時間：約8時間

注意 充電時間は動作環境によって変わります。充電中、天びんは使用できません。

FX i-10: 小型風防


FXi-10:小型風防が取り付けられる機種				
FZ シリーズ	120i	120i WP	標準付属	
	200i	200i WP		
	300i	300i WP		
	500i			
FX シリーズ	120i	120i WP		
	200i	200i WP		
	300i	300i WP		
	500i			
FZ シリーズ	1200i	1200i WP		取り付け可能
	2000i	2000i iWP		
	3000i	3000i WP		
	5000i			
FX シリーズ	1200i	1200i WP		
	2000i	2000i iWP		
	3000i	3000i WP		
	5000i			

FX i-11: 大型風防

- FZ-i/FX-i シリーズ/FZ-iWP/FX-iWPシリーズの全ての機種に取り付けることができます。大型のピーカーやメスシリンダーなど、小型風防では高さが足りない場合にご使用ください。

FX i-12: 動物計量皿

FXi-12:動物計量皿 対応機種		
FZ シリーズ	1200i, 2000i, 3000i, 5000i	1200i WP, 2000i WP, 3000i WP
FX シリーズ	1200i, 2000i, 3000i, 5000i	1200i WP, 2000i WP, 3000i WP

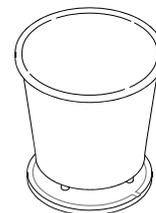

- 小動物の計量に使用します。
- 動物計量皿を載せると、ひょう量が約200g小さくなります。

FX i-15-JA: キャリングケース


- FZ-i/FX-iシリーズ/FZ-iWP/FX-iWPシリーズ全てを収納でき、持ち運ぶことができるキャリングケースです。

AX-FX i-31: 本体カバー

- 標準で付属の本体保護カバーです。

AX-USB-9P: USBコンバータ (ケーブル長 約80cm) 外置きタイプ

- パソコンにCOMポートを増設します。
- ドライバのインストール後、双方向の通信が可能となります。
- COMポートのないパソコンでも、USB接続で「WinCT」など、シリアル通信のソフトウェアを使用することができます。

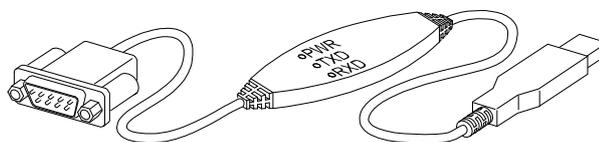

別売品

比重計キット:AD-1654 (FZ-i/FX-i用)

$$\frac{\text{空気中の計量値}}{\text{空気中の計量値} - \text{水中の計量値}} \times \text{水の密度} = \text{試料の密度}$$

例

$$\frac{10.0000 \text{ g}}{10.0000 \text{ g} - 9.5334 \text{ g}} \times 0.9970 \text{ g/cm}^3 = 21.4 \text{ g/cm}^3$$

水温	水の密度
0°C	0.99984 g/cm ³
10°C	0.99970 g/cm ³
20°C	0.99820 g/cm ³
30°C	0.99565 g/cm ³

AD-8920A: 外部表示器


- FZ-i/FX-iシリーズのRS-232Cインタフェースと接続し、天びんから離れた場所で計量値を読み取れます。

AD-8922A: 外部コントローラ

- FZ-i/FX-iシリーズのRS-232Cインタフェースと接続し、天びんを遠隔操作できます。
- オプションで、アナログ出力やコンパレータ出力が取り付けられます。

AD-1683: 除電器

- 測定試料の帯電による計量誤差を防ぎます。
- 直流式でイオンの到達距離が長いので、送風がなく粉末などの精密計量に最適です。

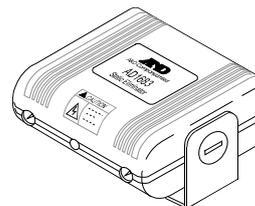

AD-1684A: 静電気測定器

- 測定試料や風袋、風防など天びんの周辺機器（自動測定ラインなど）の帯電量を測定して結果を表示します。帯電している場合は、AD-1683（除電気）を使用すると除電することができます。




AD-1689: ピンセット

- 天びん校正専用のピンセットです。

AX-KO2737-500: 防滴用RS-232Cケーブル

- 長さ5m、D-Sub 9ピン-9ピン
- 天びん側9ピンのみ防水タイプ

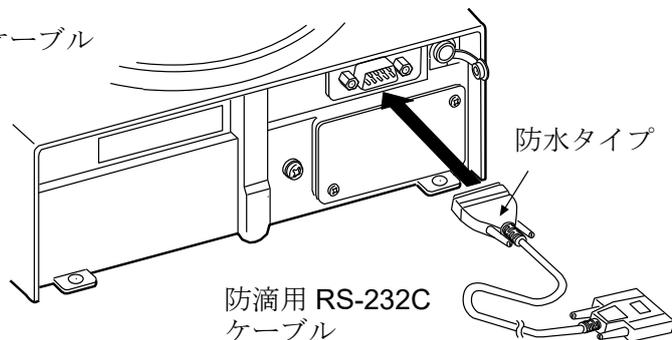

※RS-232Cインタフェースには、必ず防水タイプのコネクタを使用してください。

AD-1691 : 天びん環境アナライザ

- 天びんの日常点検として繰り返し性と最小計量値の確認が簡単に行え、さらに不確かさの算出や、計量器の環境評価までサポートします。天びん設置場所に容易に持ち運び、複数台の天びんの管理が可能です。

AD-1687: 環境ロガー

- 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境センサを搭載し、単体で環境データを同時に測定・記録することができます。また、天びんのRS-232C出力と接続することにより、計量データと環境データをセットで記録することができます。
パソコンを持ち込めない環境でも、データの保存が可能です。
- 記憶したデータは、パソコンのUSBポートに接続して取り込むことができます。
AD-1687はUSBメモリとして自動認識されるため、専用の取り込みソフトは不要です。

AD-1688: 計量データロガー

- 天びんのRS-232Cから出力されたデータを記憶することができます。
パソコンを持ち込めない環境でも計量データの保存が可能です。
- 記憶したデータは、パソコンのUSBポートに接続して取り込むことができます。
AD-1688はUSBメモリのように認識されるため、専用の取り込みソフトは不要です。

AD-8526 : イーサネット・コンバータ

- LANポートと計量機器のRS-232Cポートを中継して、イーサネットワークを利用した計量データの管理ができます。データ通信ソフトウェア WinCT-Plusが付属。

AD-8527 : クイックUSBアダプタ

- 専用電源、専用ソフトが不要で、計量データをリアルタイムにPCへ送信しExcel、Wordに直接入力可能。IP65対応。

AD-1671 : 除振台

- 約27kgの質量と緩衝ゴムで床からの振動を軽減し、天びんに安定した計量表示をさせる場合に効果的です。

AD-1672 : 卓上風防

- 天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぎます。透明パネルには制電樹脂を使用しており、静電気の影響を低減します。

AD-8529PC-W: ブルートゥースコンバータ (PC専用)

- 天びんとパソコンを最大10mまでワイヤレス (Bluetooth®) で接続します。
- ドライバのインストールが必要です。

AD-8529PC-W: ブルートゥースコンバータ (プリンタ接続用)

- 天びんとパソコンを最大10mまでワイヤレス (Bluetooth®) で接続します。

17. 仕様

		FZ シリーズ							
		120 <i>i/i</i> WP	200 <i>i/i</i> WP	300 <i>i/i</i> WP	500 <i>i</i>	1200 <i>i/i</i> WP	2000 <i>i/i</i> WP	3000 <i>i/i</i> WP	5000 <i>i</i>
ひょう量		122g	220g	320g	520g	1220g	2200g	3200g	5200g
最大表示		122.084g	220.084g	320.084g	520.084g	1220.84g	2200.84g	3200.84g	5200.84g
最小表示		0.001g				0.01g			
再現性 (標準偏差)		0.001g				0.01g			
直線性		±0.002g				±0.02g			
安定所要時間 (FAST 設定時の代表値)		約 1 秒							
感度ドリフト (10°C~30°C)		±2ppm/°C							
内蔵分銅による調整後の精度 (ひょう量にて) ※		±0.010g				±0.10g		±0.15g	
内蔵分銅		有り							
時計機能		有り							
動作温度・湿度範囲		5°C~40°C、85%RH 以下 (結露しないこと)							
表示書換周期		5 回/秒、10 回/秒または 20 回/秒							
表示モード		g (グラム)、PCS (個数)、% (パーセント)、ct (カラット)、mom (もんめ)							
個数	最小単位質量	0.001g				0.01g			
モード	サンプル数	5, 10, 25, 50 または 100 個							
パーセント	最小 100%質量	0.100g				1.00g			
モード	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)							
カラット	ひょう量	610 ct	1100 ct	1600 ct	2600 ct	6100 ct	11000 ct	16000 ct	26000 ct
	最小表示	0.005 ct				0.05 ct			
もんめ	ひょう量	32 mom	58 mom	85 mom	138 mom	325 mom	586 mom	853 mom	1386 mom
	最小表示	0.0005 mom				0.005 mom			
通信機能		RS-232C							
使用可能な外部校正分銅		100g 50g	200g 100g 50g	300g 200g 100g 50g	500g 400g 300g 200g 100g 50g	1000g 500g	2000g 1000g 500g	3000g 2000g 1000g 500g	5000g 4000g 3000g 2000g 1000g 500g
計量皿寸法		φ 130 mm				φ 150 mm			
外形寸法		193(W) x 262.5(D) x 85.5(H) mm							
電源 (AC アダプタ)		AC アダプタ規格名: TB248、入力: AC100V(+10%,-15%) 50Hz/60Hz 消費電力: 約 11VA (AC アダプタを含む)							
本体質量		約 3.0kg (<i>i</i> WP シリーズ 約 3.2kg)							
防塵・防滴仕様 (FZ- <i>i</i> WP シリーズ / FX- <i>i</i> WP シリーズのみ)		IP65 標準							

※ □ 付属する小型風防を利用して、10°C~30°Cにおいて、急激な温湿度変化、振動、風、静電気等の影響しない環境にて内蔵分銅による校正 (調整) 直後の精度です。


□ FZ-*i* シリーズ / FZ-*i* WP シリーズの内蔵分銅は使用環境・経年変化により、質量変化をおこす可能性があります。

外部分銅による定期的な校正、メンテナンスをお勧め致します。

		FX シリーズ							
		120 <i>i/i</i> WP	200 <i>i/i</i> WP	300 <i>i/i</i> WP	500 <i>i</i>	1200 <i>i/i</i> WP	2000 <i>i/i</i> WP	3000 <i>i/i</i> WP	5000 <i>i</i>
ひょう量		122g	220g	320g	520g	1220g	2200g	3200g	5200g
最大表示		122.084g	220.084g	320.084g	520.084g	1220.84g	2200.84g	3200.84g	5200.84g
最小表示		0.001g				0.01g			
再現性 (標準偏差)		0.001g				0.01g			
直線性		±0.002g				±0.02g			
安定所要時間 (FAST 設定時の代表値)		約 1 秒							
感度ドリフト (10°C~30°C)		±2ppm/°C							
内蔵分銅		無し							
時計機能		無し							
動作温度・湿度範囲		5°C~40°C、85%RH 以下 (結露しないこと)							
表示書換周期		5 回/秒、10 回/秒または 20 回/秒							
表示モード		g (グラム)、PCS (個数)、% (パーセント)、ct (カラット)、mom (もんめ)							
個数	最小単位質量	0.001g				0.01g			
モード	サンプル数	5, 10, 25, 50 または 100 個							
パーセント	最小 100%質量	0.100g				1.00g			
モード	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)							
カラット	ひょう量	610 ct	1100 ct	1600 ct	2600 ct	6100 ct	11000 ct	16000 ct	26000 ct
	最小表示	0.005 ct				0.05 ct			
もんめ	ひょう量	32 mom	58 mom	85 mom	138 mom	322 mom	586 mom	853 mom	1386 mom
	最小表示	0.0005 mom				0.005 mom			
通信機能		RS-232C							
使用可能な外部校正分銅		100g 50g	200g 100g 50g	300g 200g 100g 50g	500g 400g 300g 200g 100g 50g	1000g 500g	2000g 1000g 500g	3000g 2000g 1000g 500g	5000g 4000g 3000g 2000g 1000g 500g
計量皿寸法		φ 130 mm				φ 150 mm			
外形寸法		193(W) x 262.5(D) x 85.5(H) mm							
電源 (AC アダプタ)		AC アダプタ規格名 : TB248、入力 : AC100V(+10%,-15%) 50Hz/60Hz 消費電力 : 約 11VA (AC アダプタを含む)							
本体質量		約 2.5kg (<i>i</i> WP シリーズ 約 2.7kg)							
防塵・防滴仕様 (FZ- <i>i</i> WP シリーズ / FX- <i>i</i> WP シリーズのみ)		IP65 標準							


外形寸法図

FZ-120 *i* / 200 *i* / 300 *i* / 500 *i*
 FZ-120 *i* WP / 200 *i* WP / 300 *i* WP
 FX-120 *i* / 200 *i* / 300 *i* / 500 *i*
 FX-120 *i* WP / 200 *i* WP / 300 *i* WP

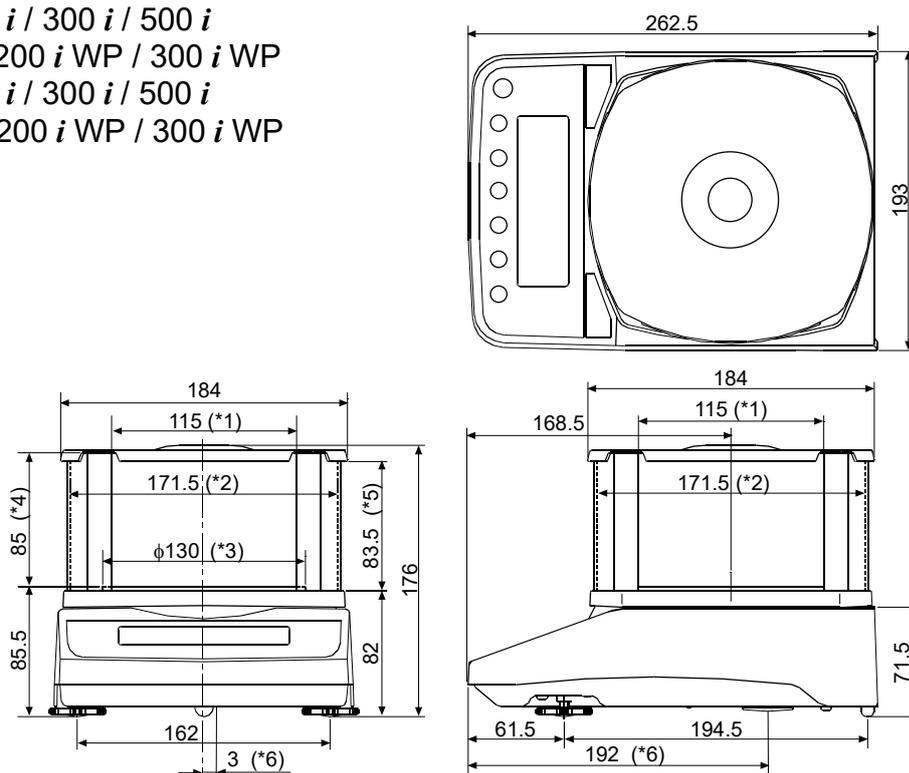

- *1: 透明な板を取り外した時の開口幅
- *2: 内寸
- *3: 計量皿径
- *4: 計量皿からフタまでの高さ (内寸)
- *5: 透明な板を取り外した時の開口高さ
- *6: 床下ひょう量金具位置

FZ-1200 *i* / 2000 *i* / 3000 *i* / 5000 *i*
 FZ-1200 *i* WP / 2000 *i* WP / 3000 *i* WP
 FX-1200 *i* / 2000 *i* / 3000 *i* / 5000 *i*
 FX-1200 *i* WP / 2000 *i* WP / 3000 *i* WP

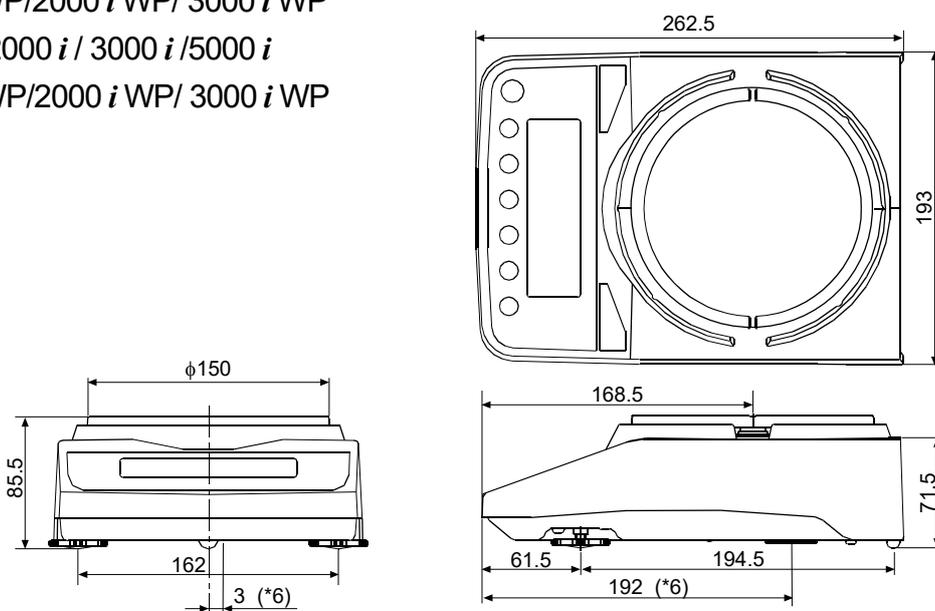

単位 : mm

校正用分銅内蔵となる

FZ-1200 *i* / 2000 *i* / 3000 *i* / 5000 *i* / FZ-1200 *i* WP / 2000 *i* WP / 3000 *i* WP には小型風防が付属します。

18. CEマーキング

弊社の天びんFZ/FX-*i*シリーズ、FZ/FX-*i*WPシリーズには、CEマークが貼られています。CEマークは、製品がEC指令に於ける 2014/30/EC 電磁気環境適合性指令（EMC）、2014/35/EC 低電圧指令（LVD）、及び 2011/65/EU 有害物質の使用制限（RoHS）に基づいた下記の技術基準に適合していることを示します。

EMC技術基準	EN61326	妨害波の発生／妨害波の抵抗力
LVD技術基準	EN60950	情報技術機器の安全性
RoHS技術基準	EN50581	有害物質の使用制限

- CEマークは、欧州地域を対象とした規格となります。
他の地域での使用時には、各国の法規制に従う必要があります。

19. 用語と索引

用語

安定表示	安定マークを表示したときの計量値
環境	計量に影響する振動、風、温度変化、静電気、磁界などの総称
キャリブレーション	正しく計量できるよう天びんを校正することです。 (Calibration)
出力	R S - 2 3 2 C インタフェースからデータを出力すること。
ゼロ点	計量の基準点。天びんの計量皿に何も載っていないときの計量値 (基準値) を言います。通常、基準値はゼロ表示です。
スパン値	測定物を載せた値からゼロを引いた値です。
デジット	デジタルの分解能の単位。天びんでは、表示できる最小表示を 1 単位とする単位です。(Digit)
風袋引き	計量皿に載っている器、皿、紙などの計量対象外の質量をキャンセルすること。
モード	天びんの目的別動作を言います。
リゼロ	表示をゼロにすること。
GLP	「医薬品の安全性試験の実施に関する基準」。 (Good Laboratory Practice)
繰り返し性	同一の質量を繰り返し載せ降ろししたときの測定値のバラツキであり、通常、標準偏差で表現します。 例) 標準偏差 = 1 デジットのとき、± 1 デジットの範囲に約 6 8 % の頻度で入ることを示します。
安定所要時間	測定物を載せてから、安定マークが点灯し、読み取れるまでの時間を示します。
感度ドリフト	温度変化が計測値に与える影響で、温度係数で示されます。 例) 温度係数が $2 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$ で、荷重 300 g にて気温が 10°C 変化すると表示変動値は、 表示変動値 = $0.0002\%/^{\circ}\text{C} \times 10^{\circ}\text{C} \times 300\text{g} = 6\text{mg}$ です。
防塵・防滴規格 IP65	粉塵が内部に侵入しない。設置状態において、いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない規定となります。ただし、強い直接噴流および水没には耐えられません。

索引

1) 記号・数字

%	13
? I Dコマンド.....	68
? K Lコマンド.....	68
? P Tコマンド.....	68
? S Nコマンド.....	68
? T Nコマンド.....	68
? U Wコマンド.....	68
C _R C R.....	43
L _F L F.....	43
┐ Space.....	43, 48
<input type="checkbox"/> 安定マーク	12, 13, 33
<input type="checkbox"/> インターバル出力スタンバ ート	12
<input type="checkbox"/> インターバル出力モード稼動中	12
<input type="checkbox"/> 処理中	12
1 0 0%質量	17

2) アルファベット

— A —

A & D標準フォーマット.....	36, 41
A C A I	16
A Cアダプタ	7, 8, 11, 81, 82
A Cアダプタ識別シール.....	7
A Cアダプタ入力ジャック	7
AD-1654.....	79
AD-1671.....	80
AD-1672.....	80
AD-1683.....	79
AD-1684A	79
AD-1687.....	80
AD-1688.....	80
AD-1689.....	79
AD-1691.....	80
AD-8121B	65
AD-8126.....	64
AD-8127.....	64, 67

AD-8526	80
AD-8527	80
AD-8529PC-W.....	80
AD-8920A.....	79
AD-8922A.....	79
A Kコード	69
AP Fnc	18, 36
AP-b	33, 35, 65
APF	18, 22, 36
AP-P	35, 65
Ar-d	35
ASCII.....	36, 63, 68, 71
At-F	35
AUE	20
AX-KO2737-500.....	79
AX-USB-9P	78

— B —

bRSFnc	33, 34
bEEP	34
bEP_	34
bEP-	34
bEP^	34
bPS	36, 65
btPr	36, 65

— C —

[S in	29, 30
[RL E	74
-[RL E	74
[RLout	27
<input type="checkbox"/> キー	12, 27, 33
C A Lコマンド	68, 69, 70
[[out	28
C Eマーク	84
[L Add	34
[Lr	32
[Lr Go	21

<i>Elr no</i>	21	<i>FX i-09</i>	77
<i>End</i>	24, 34, 38	<i>FX i-10</i>	78
<i>EP</i>	34, 47	<i>FX i-11</i>	78
<i>EP Fnc</i>	34, 47	<i>FX i-12</i>	78
<i>EP Hi</i>	35	<i>FX i-31</i>	78
<i>EP Lo</i>	35	<i>FX i-15-JA</i>	78
<i>ErLF</i>	36, 65	－G－	
CSVフォーマット.....	36, 42	<i>g</i>	13
<i>ct</i>	5, 13	<i>GLP</i>	25, 27, 48, 49, 50, 51, 85
<i>CV</i>	20	<i>GMP</i>	25, 48, 50
Cコマンド.....	68	－H－	
－D－		<i>Hi</i>	12, 47
<i>DCE</i>	66	<i>Hold</i>	34, 38
<i>dout</i>	33, 35, 65	－I－	
DPフォーマット.....	36, 41	<i>id</i>	36, 48
－E－		<i>ID</i> ナンバ.....	42, 48
<i>E</i>	74	<i>info</i>	35, 49, 50
<i>-E</i>	74	<i>int</i>	35
<i>EC, E00</i>	75	<i>IP65</i>	8, 85
<i>EC, E01</i>	75	－K－	
<i>EC, E02</i>	75	<i>KF</i> フォーマット.....	36, 41
<i>EC, E03</i>	75	－L－	
<i>EC, E04</i>	75	<i>lb</i>	75
<i>EC, E06</i>	75	<i>Lo</i>	15, 17, 74
<i>EC, E07</i>	75	LO	12, 47
<i>EC, E11</i>	74	<i>Loc no</i>	37, 59
<i>EC, E17</i>	74	<i>LocFnc</i>	56
<i>EC, E20</i>	74	LVD技術基準.....	84
<i>EC, E21</i>	74	－M－	
EMC技術基準.....	84	<i>MAX</i>	20
<i>ErEd</i>	36, 69	<i>MAX%</i>	20
<i>Error 0</i>	75	MID	12, 24
<i>Error 1</i>	74	<i>MIN</i>	20
<i>Error 2</i>	74	<i>MIN%</i>	20
<i>Error 7</i>	74	MODE キー.....	12
EXCコマンド.....	68	<i>nom</i>	5
－F－		<i>MT</i> フォーマット.....	36, 42
<i>FAST</i>	12, 24, 38	－N－	
<i>FX i-02</i>	67, 77	<i>NU</i> フォーマット.....	36, 42
<i>FX i-08</i>	77		

—O—	
OFFコマンド	68
OK	12, 47
OL	41
ON:OFFキー	12
ONコマンド	68, 69
—P—	
PASS	37, 54
PCS	13
Pnt	35, 39
PoFF	34, 39
P-on	34, 39
PRINTキー	12, 33
Prt	33, 35, 65
PRTコマンド	67
PS	31, 32
PTコマンド	71
PUSE	35, 65
Pコマンド	68, 69
—Q—	
Qコマンド	68
R	20
—R—	
rEcEnd	52
RE-ZEROキー	10, 12, 33
rnG	34
RoHS技術基準	84
RS-232C	5, 7, 48, 63, 66
RsCom	66
RsKey	66
rtcPF	75
Rコマンド	68, 69
—S—	
SAMPLEキー	12, 13, 33
SD	20
S-id	35
SIF	33, 36, 41
SIRコマンド	68
SIコマンド	68
SLOW	12, 24, 38

SMPコマンド	68
SPd	24, 34, 39
ST	41
StAF	36
StArt	52
St-b	34, 38
St-d	35, 42
SUM	20
Sコマンド	68
—T—	
trc	34, 38
t-UP	36
TYPE	36, 65
Tコマンド	68, 69, 71
—U—	
Unit	36, 44
US	41
USBインターフェース	77
USBコンバータ	78
Uコマンド	68
—W—	
WinCT	66
WT	41
—Z—	
Zコマンド	68, 69

3) 五十音

—あ—	
アース端子	7
足コマ	6, 9
アプリケーション	18, 36, 66
安定検出幅	38
安定所要時間	81, 82, 85
安定表示	85
安定マーク	12
—い—	
イーサネット・コンバータ	80
イーサネットインターフェース	77
インターバル出カスタンバイモード	12
インターバル出力モード	35, 40

インタフェース	63
ーおー	
応答特性	38
大型風防	78
オートパワーオフ	39
オートパワーオン	39
オートプリント Aモード	39
オートプリント Bモード	40
温度	8
ーかー	
外形寸法	81, 82
外部コントローラ	79
外部表示器	79
カラット	5
環境	24, 85
環境ロガー	80
感度ドリフト	81, 82, 85
ーきー	
キー	12, 33
キーモード	35, 39
キーモード B	35, 40
キーモード C	35, 40
器差範囲	25
キャリブレーション	25, 27, 49, 51, 85
キャリブレーション・テスト	25, 28, 51
キャリブレーション履歴	50
キャリングケース	78
ーくー	
クイック USB アダプタ	80
ーけー	
計量皿	6
計量皿寸法	81, 82
計量スピードインジケータ	12
計量データロガー	80
ーこー	
校正	25
校正分銅	25, 81, 82
小型風防	6, 10, 78
コンパレータ表示	12
ーさー	

再現性	81, 82, 85
最小100%質量	81, 82
最小単位質量	81, 82
最小表示	81, 82
最大表示	81, 82
皿受け	6
皿受けボス	6, 10
サンプル数	81, 82
サンプル不足	74
ーしー	
磁気の影響	9
時刻	43
湿度	9
終了	52
出力	85
小数点	39
消費電力	81, 82
初期化	32
除振台	80
除電器	79
処理中マーク	12, 16
シリアル番号	7
ーすー	
水平器	6, 9
スタンバイ・インジケータ	12
ストップビット	63
ストリームモード	40
スパン値	85
ーせー	
静電気測定器	79
静電気の影響	9
設置条件	8
設定項目	33
ゼロ点	85
ゼロトラック	38
ーそー	
ソフトウェアバージョン	62
ーたー	
帯電防止処理	10
卓上風防	80

単位.....	44, 81, 82	表示書換周期.....	34, 39, 81, 82
単位質量.....	15	ひょう量.....	81, 82
端子カバー.....	7	ひょう量インジケータ.....	12, 36, 44
ーちー		ピンセット.....	79
直線性.....	81, 82	ーふー	
通信機能.....	81, 82	風袋引き.....	85
ーつー		フォーマット.....	41
通電.....	8, 11	プリンタ.....	64, 65
ーてー		ブルートゥースコンバータ.....	80
データビット.....	63	分銅.....	25
適性化.....	5	分類項目.....	33
デジット.....	85	ーへー	
電源.....	11, 81, 82	変更可能.....	31
伝送方式.....	63	変更禁止.....	31
天びん環境アナライザ.....	80	ーほー	
ーとー		防塵・防滴.....	8, 81, 82, 85
統計演算機能.....	18, 19, 36	防滴用 RS-232C ケーブル.....	79
動作温度・湿度範囲.....	81, 82	防滴用ダイヤフラム.....	6, 10
動物計量.....	38	ホールド機能.....	38
動物計量皿.....	78	ポーレート.....	63
動物計量マーク.....	12	保守管理.....	10
ーなー		本体カバー.....	7, 78
内蔵バッテリーユニット.....	77	本体質量.....	81, 82
ーはー		ーみー	
パーセント計量.....	17	見出し.....	52
パーセント最小表示.....	81, 82	ーもー	
パスワードロック機能.....	54	モード.....	85
パソコン.....	66, 67	もんめ.....	13, 36
パリティ.....	63	ーゆー	
ーひー		床下ひょう量金具.....	53
比重計キット.....	79	ーりー	
日付機能.....	42	リゼロ.....	85

[白紙]

使い方・修理に関するお問い合わせ窓口

故障、別売品・消耗品に関してのご質問・ご相談も、この電話で承ります。
修理のご依頼、別売品・消耗品のお求めは、お買い求め先へご相談ください。

お客様相談センター

電話 **0120-514-019**

通話料無料

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00、月曜日～金曜日（祝日、弊社休業日を除く）都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させて頂くことがありますのでご了承ください。

修理をご依頼される方へ

詳しくはこちらをご確認ください。

https://link.aandd.jp/Support_Repair_Jp



2023年04月01日現在のリンク先URL：
https://www.aandd.co.jp/support/repair_info/pickup.html