

## 電極保存液

### 【使用方法】

pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。



品番	容量	
HI 70300L	500mL	EA776AZ-11
HI 70300M	230mL	

### 【注意】

電極を純水や蒸留水に浸けて保管すると電極の劣化を早めますので、絶対に避けてください。

※ 但し、構造の違う他メーカーの電極につきましてはこの限りではありませんのでご確認ください。