


ヘビーカート

型番 SUS-2W、SUS-3W
(品番) (3-1099-01、3-1100-01)

取扱説明書 Instruction Manual

<各部の名称（外観）>

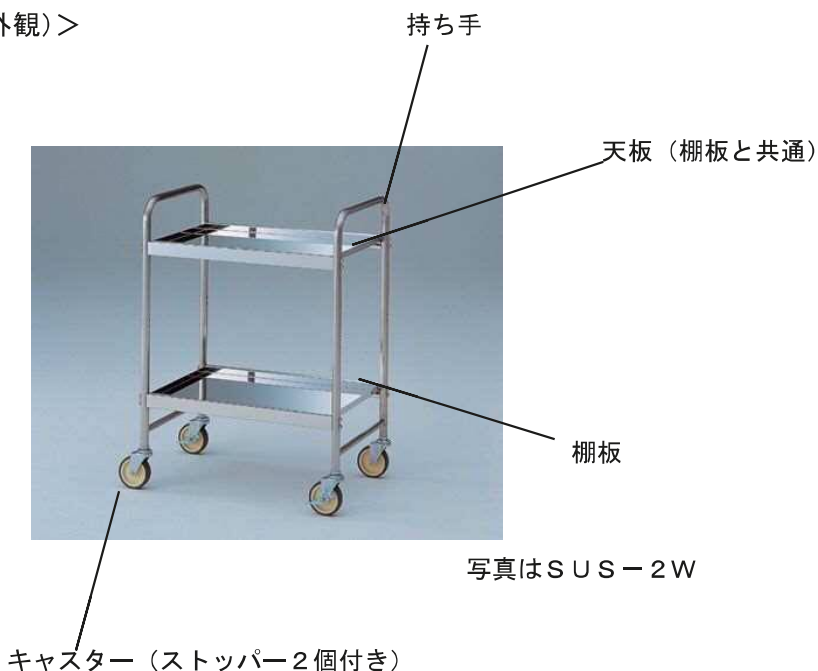

<製品について>

重量物用カートで、大径のキャスターで運搬が容易に行えます。

安全上のご注意

製品のご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、製品を安全に正しくお使いください。
誤った使い方に起因する危害や損害を防止するための重要な事項について記載しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように分けて説明しています。

⚠ 警告 （死亡や重傷を負うおそれがある内容）

⚠ 注意 （傷害を負ったり、物的損害が発生するおそれがある内容）

●本書は、次の図記号を用いて説明しています。

❗ 「必ず行うこと」

⊘ 「してはいけないこと」

⚠ 「注意すること」

このたびは、アズワン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

製品のご使用前に必ず、この取扱説明書をよく読みのうえ、安全に正しくお使いください。
お読みになったあとは、お手元においてご使用ください。

製品の譲渡・貸与時は、この取扱説明書を本体の目立つところに添付して、製品と共にお引き渡しください。

 警告	
製品を安全に正しくお使いいただくために、必ず、お守りください 誤った使い方をすると死亡や重傷を負ったり、火災・感電の原因になります	
 本来の用途以外に使用しないでください。本製品は理化学・研究用途向けの物品運搬用カートです。 思わぬ事故の原因になります。 本製品の改造や分解をしないでください。 思わぬ事故の原因になります。  改造・分解が行われた場合は、保証の対象外となり、弊社は一切の責任を負いかねます。	 使用中に変形や曲がり、ネジのゆるみによるがたつきが見つかった場合や異音がある場合、直ちに使用を中止してください。使用を続けられた場合、破損やキャスターの脱落によりケガをするおそれがあります。  本製品のお手入れの際、周囲に付着した薬品、蒸気や粉じんを吸い込まないでください。 健康を害するおそれがあります。

 注意	
製品を安全に正しくお使いいただくために、必ず、お守りください 誤った使い方をするとケガをしたり、火災・感電の原因になります	
 重量物のため製品の設置（開梱）や移設時にケガをしないようご注意ください。  本体の質量 約11.5kg（SUS-2W）あるいは約15kg（SUS-3W）  専門知識を有する人の指示のもとに本製品をご使用ください。  運搬物を降ろす際、必ずキャスターのストッパーをかけてください。（移動の際には必ずストッパーを外してください。）  製品本体に異常が発生したときは、ただちに使用を中止してください。 その後、販売店、または修理窓口へ連絡してください。  踏み台にする、体重をかけるなど無理な荷重をかけないでください。荷重がかかりすぎるとバランスを崩して転倒するおそれがあります。	 製品に物品を大量に載せすぎないでください。荷重がかかりすぎるとバランスを崩して転倒するおそれがあります。  強い衝撃を与えないでください。 破損するおそれがあります。  耐荷重（60kg／棚、120kg／総耐荷重）以上の重量物を載せたり、人が乗ったりしないでください。 転倒や破損の原因になります。 また、移動の際はカート上のものが落下しないよう注意してください。  小さいお子様が触れたり、使用したりしないようご注意ください。 移動時、次のことに注意してください。 ・物品を大量に載せない。 ・キャスターをロックしたまま移動しない。 ・エレベーターなどの狭い隙間にキャスターを落とさない。

設置組立時のお願い	製品の性能に影響をおよぼしたり、故障の原因になります 下記の項目を必ず、お守りいただきますようお願いいたします
ホコリが少なく、風通しの良い場所に設置してください。	
屋内の水平で安定した場所に設置してください。凹凸のある床面で使用すると、破損のおそれがあります。	
床の材質により、床の表面処理材とキャスター等の接触面が反応し、痕が残る場合があります。設置場所には注意してください。	
次のような場所への設置はしないでください。（結露するところ、不安定なところ、湿気の多いところ、水滴がかかるところ、直射日光があたり、火気・暖房器具の近く、暖房器具の熱が直接あたるところ、振動の多いところ、傾斜地）	

使用上のお願い	製品の性能に影響をおよぼしたり、故障の原因になります 下記の項目を必ず、お守りいただきますようお願いいたします
製品を屋外で使用しないでください。  本製品は、室内使用を前提に作られています。屋外や水のかかる場所では使用しないでください。	

濡れた物品はそのまま製品に載せないでください。水気をしっかりと切ってから製品に載せてください。

製品に付着した試料や薬品、水などは必ずすぐに拭き取ってください。錆や故障の原因になります。

直射日光やストーブの熱などが直接当たらないようにしてください。変色や変形の原因となります。

製品を落下させたり、倒したり、強い衝撃を加えたりしないでください。

エレベーターに乗る際など、狭い隙間がある場所を通過する際にはキャスターが落ち込まないようにご注意ください。

本製品の可動部分へ市販の潤滑スプレー等を使って、定期的に注油してください。また、ボルトやねじによるガタツキが生じた場合は、締め直してください。ゆるんだままで使うと破損や転倒の原因になります。

<設置組立>


本製品を設置・組立するときは、作業に必要なスペースを十分に確保してください。



本体質量 約 11.5 ~ 15 kg
(重量物のため、2人以上で設置してください。)
開梱時にケガをしないよう十分ご注意ください。
・足の上に落とす ・梱包材で手を切る

<同梱部品>

品 番	3-1099-01	3-1100-01
型 番	SUS-2W	SUS-3W
①本体枠	2	
②SUS 接続棒	4	6
③SUS トレー	2	3
④キャスター	4、うち2輪ストッパー付き (本体枠に取付済み)	
⑤M6×35 ネジ	16	24
⑥スプリングワッシャー	16	24
⑦平ワッシャー	16	24

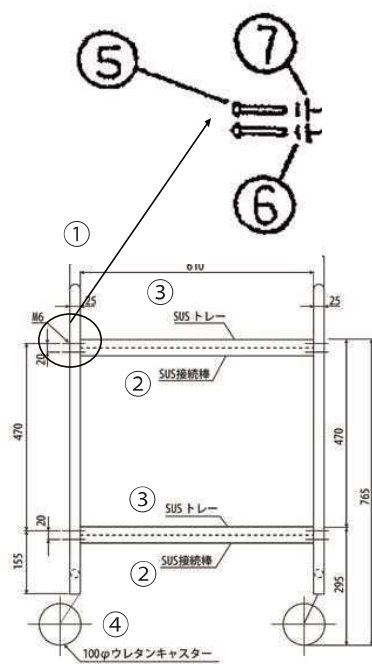

図は SUS-2W

<組立手順>

- (1) ①本体枠の1つに②SUS 接続棒を⑤M6 ネジで仮止めしてください。
(⑥スプリングワッシャーと⑦平ワッシャーを⑤M6 ネジに通してください。)
このとき片方の①本体枠に②SUS 接続棒を SUS-2W は4本、SUS-3W は6本取り付けてください。
- (2) 次に、②SUS 接続棒を取り付けたほうの①本体枠が下になるように横に倒し、もう片方の①本体枠を②SUS 接続棒に乗せて⑤M6 ネジで仮止めしてください。((1) と同様に、⑥スプリングワッシャーと⑦平ワッシャーを⑤M6 ネジに通してください。)
- (3) 枠組みが完成してから、各々のネジを本締めしてください。
- (4) 最後に②SUS 接続棒の上に、③SUS トレーを置いてください。

<トラブルの原因と対処>

正しく使用できないときは、下記を参考に対処してください。

それでも使用できないときは、販売店、または修理窓口へ連絡してください。

キャスターが動かない

原因 : ストッパーが解除されていません。

対処 : ストッパーを解除してください。

<お手入れ・メンテナンス>

本製品の清掃・メンテナンス方法について説明します。

- 拭き取りは、水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。また、取れにくい汚れは中性洗剤を使用し、乾いた布で拭き取ってください。
- 外装や内部に直接水をかけたり、異物を入れたりしないよう注意してください。また、クレンザー（磨き粉）、シンナー、石油、灯油、酸、およびこれに類するものは、絶対に使用しないでください。
- 定期的に（週～月1回程度）、ネジ・ナットのゆるみがないか確認し、ゆるんでいる場合は締め直してください。ネジ・ナットが外れた場合、部品落下などでケガをするおそれがあります。

<製品仕様>

品 番	3-1099-01	3-1100-01
型 番	SUS-2W	SUS-3W
SUS トレー数	2	3
キャスター	φ100mm、ウレタン製、2輪ストッパー付き	
材 質	ステンレス（SUS304）	
重 量	約 11.5 kg	約 15 kg
外寸法（mm）	幅660 x 奥行450 x 高さ900	
棚間隔（mm）	430	192
耐荷重	60 kg／棚、総耐荷重120 kg	

製品の仕様は、改良・改善のために予告なく変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。

<修理点検>

修理作業者の健康を守るため、本製品や部品を修理依頼される際、下記

①、②項に該当する場合は、必ず適切な除染を行っていただき、安全に作業できる状態で修理をご依頼いただきますようお願いいたします。

- ① 本製品や部品の一部が感染性のある危険な物質や放射性物質にさらされたとき
- ② 本製品や部品の一部へ血液その他化学薬品が何らかの形でたまり、人体に危険と判断されるとき

適切な除染処置がされない場合には、修理をお断りさせていただきます
ことをあらかじめご了承ください。

<廃棄方法>

本製品を廃棄するときは、法律や市町村の条例に定める廃棄方法に従って、
廃棄してください。無断で廃棄すると、違法行為となり、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって罰則が課せられます。



3-1099-01



3-1100-01

製品に関する最新の情報を弊社ホームページでご案内しています。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

◎ 商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター
TEL 0120-700-875



<https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～午後5時30分
土・日・祝日、および弊社休業日はご利用できません。

◎ 修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763



repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日、および弊社休業日はご利用できません。

2021年12月 第4版

Made in Japan