

EA991JE-25 セーフティディスペンス缶 取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 特 長

- ・実験室用の分配容器は安全で使いやすく、可燃性の液体や溶剤を安全に分配するのに容易で実験室の設備に最適です。
- ・注ぎ口には、自己閉鎖型の圧力開放キャップとステンレス鋼の防火網が付いています。
- ・破裂又は爆発に対して保護するために0.2~0.35 kgf/cm²の間で通気するオートリリーフ付き。
- ・UL,FM承認済み


◆ 仕 様

- ・容量…19ℓ
- ・材質…スチール(パウダーコート仕上げ)
- ・サイズ…Φ 298 × 429mm
- ・重量…3.6kg



◆ 蛇口の取り付け


① まず初めに蛇口のねじ溝にシールテープを二巻する。

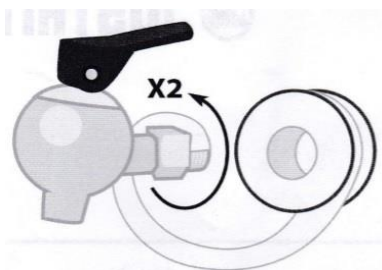

② 工具を使用せず、手で取り付け口に取り付けて下さい。



③

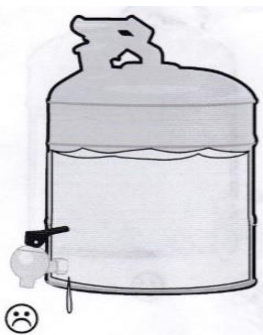

蛇口は必ず垂直に取り付けて下さい。

④ 蛇口を取り付け手で回転させて下さい。



※もし漏れることがあれば、シールテープの巻き数を増やして下さい。



警告

- ・溶液は最大容量を越えないようにして下さい。
- ・溶液が跳ねないように慎重に扱って下さい。

改造はしないで下さい。



- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Feb.